

MODEL OE1022D

DSP Lock-In Amplifier



Copyright © 2016 by SSI.
All Rights Reserved.

Revision 1.9, 2025-08-14

目录

1. 技术参数	1
1.1 双通道信号输入	1
1.2 双通道参考输入	1
1.3 解调器	2
1.4 内部振荡器与输出	2
1.5 显示	2
1.6 辅助输入与输出	3
1.7 接口	3
1.8 其他	3
2. 锁相放大器基础	5
2.1 锁相放大器介绍	5
2.2 OE1022D 功能原理图	7
2.3 OE1022D 参考通道	7
2.4 相敏检波器	8
2.5 时间常数和直流增益	9
2.6 直流输出和增益	11
2.7 OE1022D 动态储备	12
2.8 信号输入放大和滤波	13
2.9 输入端连接	14
2.10 固有噪声	16
2.11 外部噪声源	17
2.12 噪声测量	19
2.13 辅助模拟输入 (AUX IN)	20
2.14 信号发生器的频率、幅值扫描	20
2.15 多谐波测量	20
3. 界面介绍	21
3.1 前面板	21
3.1.1 显示屏	21
3.1.2 软键	21
3.1.3 旋钮	21
3.1.4 键盘	21
3.1.5 BNC 连接器	22
3.2 后面板	22
3.2.1 电源接口	22
3.2.2 USB	22
3.2.3 RS232 接口	22
3.2.4 SINE OUT	23
3.2.5 TTL OUT	23
3.2.6 AUX IN	23
3.2.7 TRIG IN	23
3.2.8 CH1&CH2 OUTPUT	23
3.2.9 MONITOR	23

3.3 主界面	24
3.3.1 数据栏	24
3.3.2 监测栏	24
3.3.3 功能栏	25
4. 菜单	26
4.1 [INPUT/FILTERS]子菜单	26
4.1.1 <Source>: 输入模式设置	26
4.1.2 <Current Gain>: 电流增益设置	26
4.1.3 <Grounding>: 接地设置	27
4.1.4 <Coupling>: 耦合设置	27
4.1.5 <Line Notches>: 陷波器设置	27
4.2 [REF/PHASE]子菜单	27
4.2.1 <Ref.phase>: 参考相位设置	29
4.2.2 <Ref.source>: 参考信号源设置	29
4.2.3 <Ref.Slope>: 外部参考信号类型设置	29
4.2.4 <Ref.frequency>: 内部参考信号频率设置	29
4.2.5 <Sweep>: 内部参考信号扫频设置	30
4.2.6 <Harmonic>: 谐波检测设置	31
4.2.7 <Sine Output>: 正弦信号输出设置	32
4.3 [GAIN/TC]子菜单	34
4.3.1 <Sensitivity>: 满偏灵敏度设置	34
4.3.2 <Reserve>: 动态储备设置	35
4.3.3 <Time Constant>: 时间常数设置	36
4.3.4 <Filter dB/oct>: 低通滤波器陡降设置	36
4.3.5 <Synchronous>: 同步滤波器设置	36
4.4 [DISPLAY] 子菜单	37
4.4.1 <Display&Scale>: 动态区域显示设置	37
4.4.2 <Equation>: 公式设置	41
4.4.3 <Disp More>: 更多显示设置	41
4.5 [SAVE/RECALL] 子菜单	43
4.6 [CHANNEL OUTPUT]子菜单	44
4.6.1 <Output.Source>: 输出源通道设置	45
4.6.2 <Offset & Expand>: 偏置与放大设置	45
4.6.3 <Speed>: 输出速率设置	46
4.6.4 <Voltage>: AUXOUT 输出幅值设置	46
4.7 [SAMPLE]子菜单	47
4.7.1 <Step Time>: 采样间隔设置	47
4.7.2 <Length>: 采样长度设置	47
4.7.3 <Select>: 采样对象设置	47
4.7.4 <Trigger Mode>: 触发模式设置	48
4.7.5 <Sample Mode>: 采样模式设置	48
4.8 [SYSTEM]子菜单	49
4.8.1 <Info>二级子菜单	49
4.8.2 <Screen>二级子菜单	50

4.8.3 <Remote>二级子菜单	52
4.8.4 <Reset ? >: 锁相放大器复位	52
4.9 [AUTO SET]子菜单	53
4.9.1 <Auto Reserve>: 自动设置动态储备功能	53
4.9.2 <Auto Gain>: 自动设置灵敏度功能	53
4.9.3 <Auto Phase>: 自动移相功能	53
4.9.4 <Auto Scale>: 自动刻度功能	53
4.10 其他功能键说明	54
4.10.1 [CH A/B SWITCH]键设置	54
4.10.2 [CONTROL]菜单	54
5. 远程编程	56
5.1 OE1022D 命令语法	56
5.2 详细的命令列表	57
5.2.1 参考与相位指令	58
5.2.2 Equation 指令	61
5.2.3 输入与滤波器指令	63
5.2.4 灵敏度和时间常数指令	64
5.2.5 显示和输出指令	65
5.2.6 保存读取设置指令	68
5.2.7 自动设置指令	69
5.2.8 数据存储指令	70
5.2.9 数据读取指令	72
5.2.10 复位与 IDN 指令	75
5.2.11 全局数据配置读取指令	76
6. PC 软件安装使用说明	80
6.1 软件安装	80
6.2 软件使用说明	83
6.2.1 软件运行	83
6.2.2 PC 机与 OE1022D 连接	84
6.2.3 输入与滤波器配置	86
6.2.4 参考信号及扫频配置	92
6.2.5 通道输出与数据采集配置	95
6.2.6 正弦输出及公式配置	99
6.2.7 数据显示与保存	103
6.3 软件使用实例	106
7. 性能测试	114
7.1 启动测试	116
7.2 直流偏置	116
7.3 共模抑制	116
7.4 幅值精度和平坦度	117
7.5 幅值线性度	118
7.6 频率精度	119
7.7 Sine Out 幅值精度和平坦度	120
7.8 两路模拟输出和四通道辅助输入	121

7.9 输入噪声	122
7.10 OE1022D 性能测试记录表	123
8. 操作实例	128
8.1 基本信号测量	128
8.2 谐波测量	132
8.3 某任意光源光谱测量	136
8.4 串口通讯	139

1. 技术参数

1.1 双通道信号输入

- 电压输入模式 单端或差分输入
- 满量程灵敏度 1 nV 至 1 V, 以 1-2-5 的顺序标定
- 电流输入 10^6 或 10^8 V/A
- 输入阻抗
 - 电压 10 M Ω //25 pF, 交流或直流耦合
 - 电流 1 k Ω 到虚拟地
- 共模抑制比 >100 dB 至 10 kHz, 以 6 dB/oct 减小
- 动态储备 >120 dB
- 增益精度 典型 0.2%, 最大 1%
- 电压噪声
 - 997 Hz 时 5 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- 电流噪声
 - 97 Hz 时 15 fA/ $\sqrt{\text{Hz}}$
 - 997Hz 时 13 fA/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- 工频滤波器 50/60 Hz 和 100/120 Hz (出厂内部设定)
- 输入屏蔽接地 BNC (A/I, B)屏蔽层可直接接地或者通过 10k Ω 电阻接至浮地

1.2 双通道参考输入

- 输入
 - 频率范围 1 mHz 至 102 kHz
 - 参考输入 方波或正弦波
 - 输入阻抗 1 M Ω
 - 方波参考电平 $V_{\text{IH}} > 3\text{V}$, $V_{\text{IL}} < 0.5\text{V}$
 - 正弦参考信号 >1 Hz
 - > 400 mVpp
- 相位
 - 分辨率 0.01°
 - 绝对相位误差 <1°
 - 相对相位误差 <0.01°
 - 温漂
 - 低于 10 kHz <0.01°/°C
 - 高于 10 kHz <0.1°/°C
- 谐波检测 2F, 3F, ...nF 至 102 kHz (n<32,767)
- 采集时间
 - 内部参考 即时采集

外部参考

(2 个周期+ 5 ms)或者 40 ms

1.3 解调器

- 稳定性
 - 数字输出 所有设置均无零点漂移
 - 显示 所有设置均无零点漂移
 - 模拟输出 所有动态储备设置小于 5 ppm/°C
- 谐波抑制 -90 dB
- 时间常数 10 us 至 3 ks (<200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct 陡降
10 us 至 30 s (>200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct 陡降
- 同步滤波器 低于 200 Hz 且 18,24 dB/oct 陡降有效

1.4 内部振荡器与输出

- 内部振荡器
 - 精度 0.3 ppm
 - 温度稳定性 1 ppm/°C
 - 老化率 1 ppm/year
 - 相位噪声 -120 dBc/Hz (@1kHz)
- 输出频率
 - 范围 1 mHz 至 102 kHz
 - 精度 2 ppm + 10 uHz
 - 分辨率 0.1 mHz
- 失真 -80 dBc (f<10 kHz), -70 dBc (f>10 kHz)
- 幅值 0.001 Vrms 至 5 Vrms
 - 分辨率 1 mVrms
 - 误差 典型 0.5% (f<10 kHz), 最大 1%
 - 温度稳定性 100 ppm/°C
- 输出 正弦信号, 输出阻抗为 50 Ω
可选直流输出模式, 范围-10V 至+10V
- TTL 同步输出 5V TTL/CMOS 电平, 输出阻抗 200 Ω

1.5 显示

- 屏幕 5.6 英寸, 640×480 的 TFT 彩色液晶
 - 屏幕格式 单通道或双通道显示
 - 显示值 每个通道均可显示 X,Y,R,θ值
 - 显示类型 数字显示图, 条形图, XY 坐标图
 - 颜色风格 黄色, 橙色

1.6 辅助输入与输出

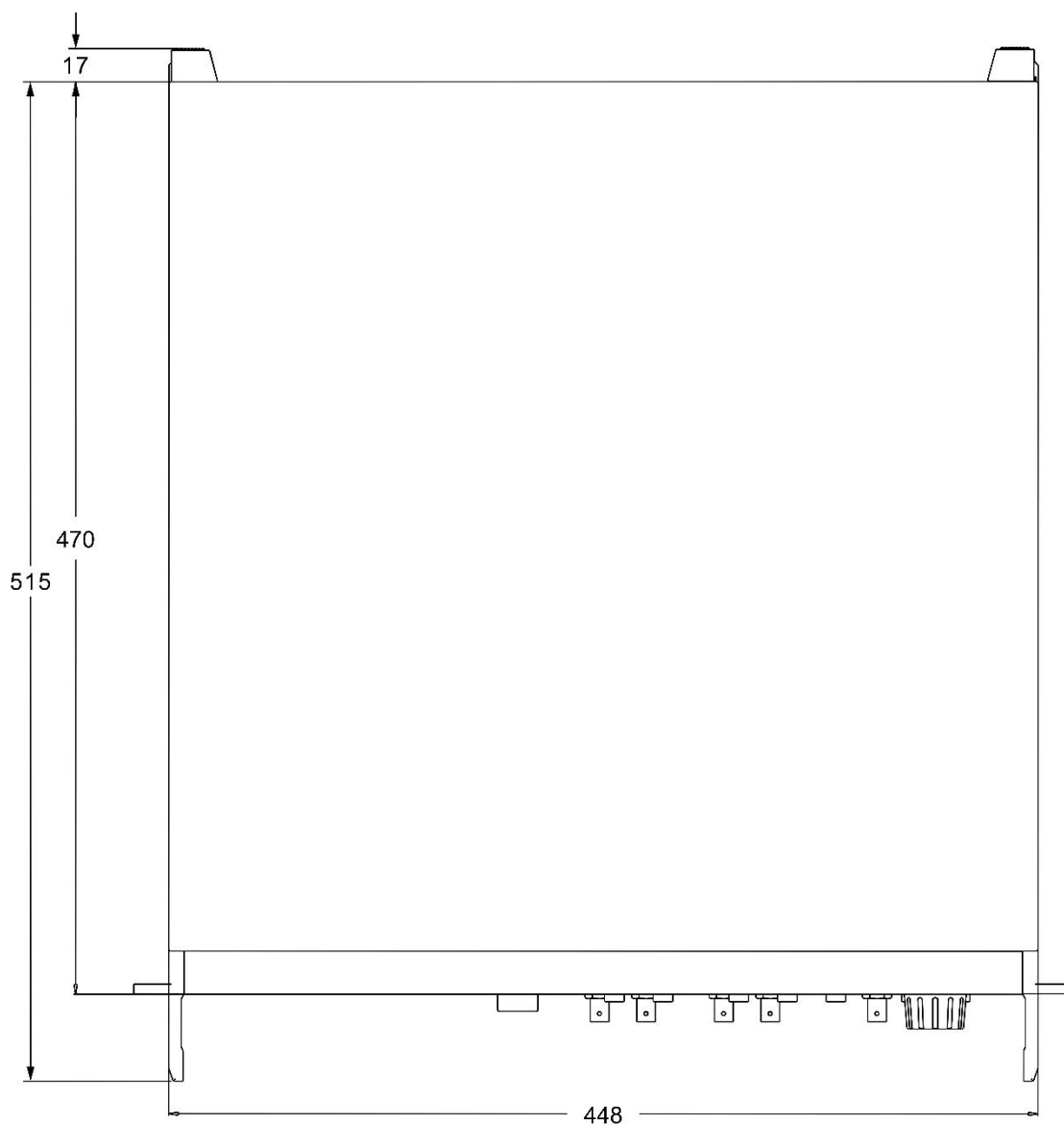
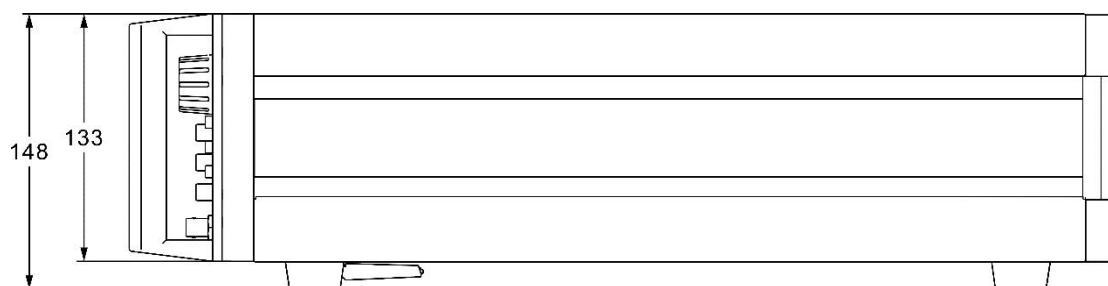
- CH 1 和 CH 2
 - 功能 输出 X,Y,R,θ和谐波
 - 幅值 ± 10 V
 - 驱动电流 ± 30 mA max
 - 输出速率 312.5 kSa/s
- AUX Inputs
 - 功能 4 通道输入
 - 幅值 ± 10 V, 1 mV 精度
 - 阻抗 1 M Ω
 - 采样率 32 kSa/s
- Trigger Input
 - 功能 TTL 外部触发用于数据存储
- Monitor Output
 - 功能 信号放大器的模拟输出
 - 驱动电流 ± 40 mA max

1.7 接口

- RS-232 隔离式标准 9 针 RS-232 公插座
- USB2.0 隔离式 USB2.0 全速接口

1.8 其他

- 电源要求
 - 电压 220~240 V AC
 - 频率 50/60 Hz
 - 功率 典型 50W, 最大不超过 60W
- 电源噪声抑制 70dB@1MHz
- 重量 11KG
- 尺寸
 - 宽 448 mm
 - 深
 - 包括提手 515 mm
 - 不包括提手 470 mm
 - 高
 - 包括支脚 148 mm
 - 不包括支脚 133 mm
- 产品尺寸图



2. 锁相放大器基础

2.1 锁相放大器介绍

锁相放大器是用于微弱信号检测的装置，微弱信号常淹没在各种噪声中，锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器是基于互相干方法的微弱信号检测手段，其核心是相敏检测技术（Phase-Sensitive Detection），利用与待测信号有相同频率和固定相位关系的参考信号作为基准，提取出与参考信号有关的信号分量，过滤掉参考频率以外的噪声分量。

对微弱信号的最基本处理是放大，传统的放大处理在放大信号的同时，也放大了噪声，而且在不进行带宽限制或滤波处理的情况下，任何放大操作都将使得信号信噪比下降。因此，必须采用滤波手段提纯信号，提高信噪比，以实现微弱信号的准确测量。但要实现中心频率可调而且稳定、高 Q 值的带通滤波器，往往十分困难。

相敏检测器（PSD）可以取代高 Q 值的带通滤波器，其基本模块包含一个将输入信号与参考信号相乘的乘法模块和一个对相乘结果进行低通滤波的滤波器模块。有时 PSD 也特指乘法模块，不包含滤波器模块。如图 1 所示。

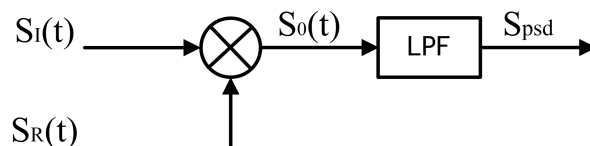


图 1. 相敏检测示意图

$S_I(t)$ 是掺杂了噪声的时域输入信号， $S_R(t)$ 为与输入待测信号有固定频率关系的参考信号。PSD 结合待测信号通道和参考信号通道，即可以形成一路完整的锁相放大器功能架构，称为单相型锁相放大器。其结构原理图如图 2 所示。

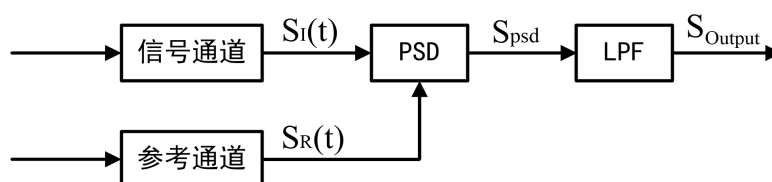


图 2. 单相型锁相放大器结构图

信号通道进入 PSD 模块的信号可定义为：

$$S_I(t) = A_I \sin(\omega t + \varphi) + B(t)$$

其中 ω 是待测信号频率， $A_I \sin(\omega t + \varphi)$ 是待测信号， $B(t)$ 是总噪声。

参考信号通道输出的标准参考信号可定义为：

$$S_R(t) = A_R \sin(\omega t + \delta)$$

两路信号同时输入 PSD 模块进行乘法操作，得到的输出为：

$$\begin{aligned} S_{psd} &= S_I(t)S_R(t) = A_I A_R \sin(\omega t + \varphi) \sin(\omega t + \delta) + B(t)A_R \sin(\omega t + \delta) \\ &= \frac{1}{2}A_I A_R \cos(\varphi - \delta) - \frac{1}{2}A_I A_R \cos(2\omega t + \varphi + \delta) + B(t)A_R \sin(\omega t + \delta) \end{aligned}$$

上式结果有三部分，其中第一部分包含待测信号幅值 A_I 、参考信号幅值 A_R 以及输入信号相对于参考信号的相位差 $(\varphi - \delta)$ 的余弦值，在输入有用信号与参考信号解析均稳定的情况下，可以认为该部分为一定值，即直流信号；同理，第二部分为原参考信号二倍频交流信号；而第三部分为噪声信号与参考信号的相乘，根据正弦信号的完备性可知，随机信号与其不具有相关性，其积分结果为零。

另一方面，从频谱来看，第一部分结果处于直流部分，第二部分在参考信号二倍频点，第三部分为原随机信号经过 ω 频谱搬移，以白噪声为例，搬移结果仍为白噪声。因此，将结果通入低通滤波器可以得到其直流部分如下：

$$S_{Output} = \frac{1}{2}A_I A_R \cos(\varphi - \delta)$$

虽然通过调整待测信号与参考信号的相位差 $(\varphi - \delta)$ 就能确定待测信号的幅值，但是这个调整的精度是很难保证的。双相锁相放大器的产生很好的解决了这个问题。如图 3 所示是双相锁相放大器的原理架构图。

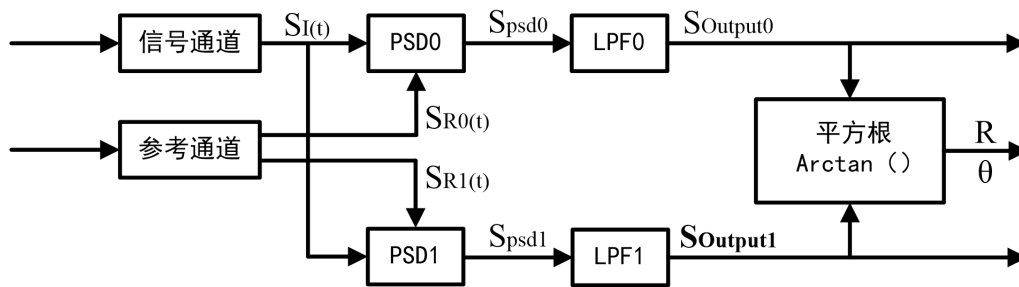


图 3. 双相锁相放大器结构图

令相位差 $\theta = \varphi - \delta$ ，其中参考通道产生两个相差 90° 的正弦信号：

$$S_{R0}(t) = A_R \sin(\omega t + \delta), S_{R1}(t) = A_R \cos(\omega t + \delta),$$

可计算出输出结果为： $S_{Output0} = \frac{1}{2}A_I A_R \cos \theta$ ， $S_{Output1} = \frac{1}{2}A_I A_R \sin \theta$ 。

定义 $X = A_I \cos \theta$ ， $Y = A_I \sin \theta$ ，因此可计算出不依赖于相位差的输出幅值：

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2} = A_I = \frac{2 \times \sqrt{S_{Output0}^2 + S_{Output1}^2}}{A_R}$$

参考信号与待测信号之间的相位差可由下式得到：

$$\theta = \tan^{-1}(Y/X)$$

2.2 OE1022D 功能原理图

数字锁相放大器 OE1022D 单路信号处理的原理框图如下所示：

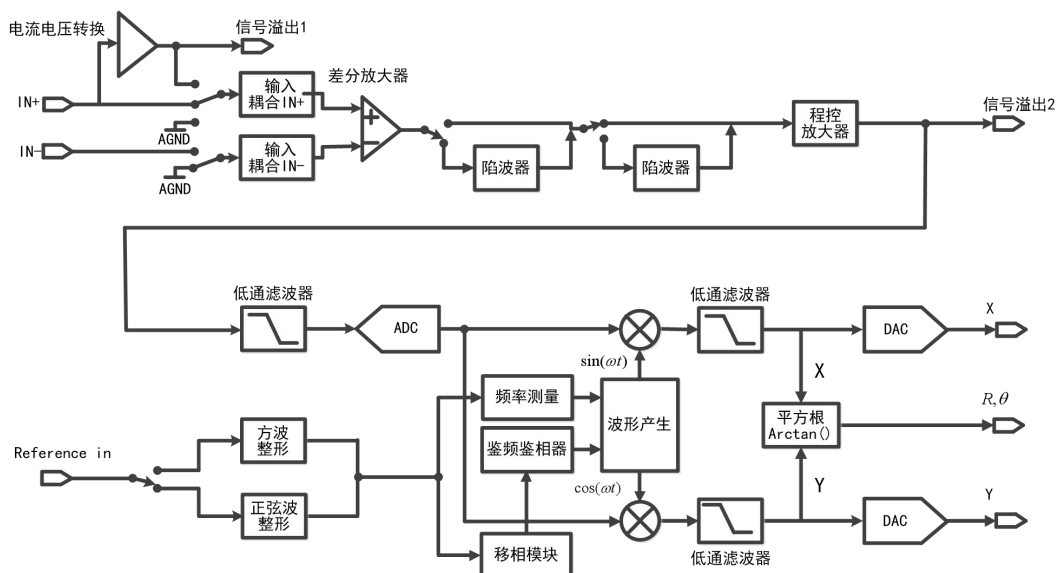


图 4. OE1022D 单路信号原理框图

总体来看，其功能模块大致分为信号调理通道、参考信号处理通道、算法实现模块、系统主控等部分。

2.3 OE1022D 参考通道

参考通道的功能是为相敏检测器提供与被检测信号相干的控制信号，OE1022D 的参考信号可根据实际情况来选择正弦波或者方波信号，其输入阻抗为 1 MΩ。

通常情况下两种参考波形都可以使用，TTL 参考时(可选上升沿/下降沿)，要求高电平>3V，低电平<0.5V；正弦参考为交流耦合，正弦信号幅值大于 0.4Vpp 有效。但当频率低于 1 Hz 时，必须使用 TTL 电平信号模式。由于正弦波信号在输出的幅值较小时信噪比较低，而且幅值会有抖动，而很多函数发生器都可以产生稳定的 TTL 同步信号，所以更推荐使用方波信号作为参考信号。

OE1022D 锁相放大器有两种参考源模式，一为内部参考模式，二为外部输入模式。

当设定为内部参考信号模式时，仪器内部的高精度振荡器和合成算法能够产生用于与输入信号相乘的正弦波信号，此时不需锁相环进行锁相，内部参考信号几乎不会受到相位噪声的影响。OE1022D 的内部参考模式能够在 1 mHz 至 102 kHz 的频率范围内正常工作。由于内部振荡器与外部信号源的振荡器会有一定的频率偏差，而且没有锁相环跟踪锁定，因此内部产生的正弦信号与待测信号之间会有一定的频率差，并且不能保证两者间的相位稳定性。

OE1022D 也能够使用外部参考信号模式, 正弦波信号和 TTL 逻辑电平可作为外部参考信号。锁相环在实际工作中会产生一定的相位抖动, 这可能会造成测量的误差。相位抖动导致参考信号掺杂了不同频率的噪声, 根据 PSD 相干原理, 输出信号不仅包含有与参考信号频率相同的待测信号, 还包含参考信号中其它频率的噪声。实际上, 相位抖动一般比较小, 不会造成测量问题。如果需要无抖动的测量, 可以选用内部参考模式。由于该模式没有使用锁相环, 内部晶振与参考信号是直接相连的, 所以没有额外的相位抖动干扰。

2.4 相敏检波器

OE1022D 的相敏检波器 (PSD) 由一个数字乘法器来实现。输入信号放大滤波后由 24 bit A/D 转换器变为数字信号输入到相敏检测器。又因为内部信号发生器产生的参考信号也是位宽为 24 bit 的数字量, 所以本产品的相敏检波模块的精度为 48 bit。

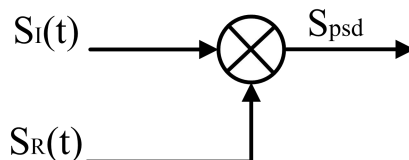


图 5. 相干检测核心部分

锁相放大器的相敏检波模块主要实现输入信号与参考信号的相干调制, 传统的锁相放大器通过一个模拟乘法器来实现以上功能。但这种以模拟技术实现相干调制的方法存在诸多缺陷, 它不仅会极大地限制相敏检波器的精度还会引入很多背景噪声, 这些对于微弱信号的测量都是极为不利的。

基于以上考虑, 本产品采用数字技术来实现信号的相干调制。因为内部信号发生器产生的参考信号是位宽为 24 bit 的数字信号, 所以它能极大地避免谐波分量对相干调制的影响。实际上, 谐波分量的抑制可达 -120 dB, 这就意味着在相干调制的过程中谐波分量几乎没有影响。

另外由于模拟技术实现的相敏检波器存在温度漂移、直流偏置, 所以其输出结果往往与实际结果间存在一定的偏差 (即系统误差, 并且这一系统误差往往带有不确定性), 而以数字技术实现的相敏检波器就可以避免这一问题的产生。在系统正常工作的情况下, 几乎不会产生相应的系统误差。考虑到模拟乘法器的输入量均是模拟量, 所以其参考信号也会受到温度漂移效应的影响。这就会使得参考信号也会存在偏差, 进而使得相干调制的结果存在更大的系统误差。

以模拟技术实现的相敏检波器的动态储备基本被限制在 60 dB 以下, 这是因为在模拟系统中往往存在很多背景噪声。由于锁相放大器主要用于微弱信号的检测, 所以当背景噪声的幅值与信号相接近或是比信号更大时相干调制的结果就会出错。而采用数字技术实现的相敏检波器就不存在此类问题, 它的动态储备主要受 A/D 转换的质量限制。一旦输入信号完成数字化后, 就不会在相干调制的过程中引入额外的误差。实际上, OE1022D 的动态储备能达到 120 dB 以上。

综上所述可以看出,以数字技术实现的相敏检波器在各方面性能上均优于以模拟技术实现的相敏检波器,并且以数字技术实现的相敏检波器还拥有易于调试等优点,因而成为本产品的最优选择。

2.5 时间常数和直流增益

相敏检波器的输出包含很多频率成分的信号,其中既有输入信号与参考信号的和频成分也有两者的差频成分以及噪声信号。并且仅当输入信号与参考信号同频时,两者的差频信号才为一直流信号。相敏检波器后端的低通滤波器能将除直流分量外的噪声信号和和频信号滤除,以便让锁相放大器具备一个高品质带通滤波器的功能。

时间常数

相敏检波器后端的低通滤波器的带宽设置方法与常规的低通滤波器相同,均是通过设置时间常数来实现。其中时间常数的计算公式为:

$$TC = \frac{1}{2\pi f}$$

其中 f 为滤波器-3 dB 处的截止频率。例如对于一个一阶的 RC 低通滤波器而言,1 秒的时间常数意味着它的-3 dB 的截止频率为 0.16 Hz。

通常情况下,当系统的输入端有噪声时输出端也会因此而产生噪声。但通过增大时间常数的值能够使系统的输出端更稳定也能减轻输入端噪声对输出端的影响。时间常数除了对系统的稳定性和精度有影响外,还会影响系统的响应时间。对于一阶 RC 低通滤波器而言,需要等待 5 倍时间常数以上的时间,才能使输出结果稳定。

另外时间常数还决定噪声测量时的等效噪声带宽 (ENBW)。在此特别说明一下,等效噪声带宽指的并不是滤波器的-3 dB 带宽,它指的是对高斯噪声的有效带宽。

各阶 RC 低通滤波器的等效噪声带宽和响应等待时间如表 1 所示:

表 1. 各阶 RC 低通滤波器的 ENBW 和响应等待时间

滤波器阶数	陡降	等效噪声带宽	输出到达 99%稳定度所需时间
1	6 dB/oct	$\frac{1}{4 \times TC}$	$4.6 \times TC$
2	12 dB/oct	$\frac{1}{8 \times TC}$	$6.6 \times TC$
3	18 dB/oct	$\frac{3}{32 \times TC}$	$8.4 \times TC$
4	24 dB/oct	$\frac{5}{64 \times TC}$	$10 \times TC$

数字滤波器与模拟滤波器对比

为了尽量提升 OE1022D 的性能,我们采用数字滤波器来实现对相干调制结果的低通滤

波处理。与大多数模拟系统与数字系统的对比一样，数字系统拥有很多模拟系统所不具备的优势。首先模拟器件固有的温度漂移和非线性将极大的限制滤波器的滚降程度。其次，要通过模拟器件搭建一个时间常数大、高品质的低通滤波器需要占据相当大的电路板面积，这不仅会使得仪器的成本上升，而且大量的模拟器件也会为今后的调试带来很大的难度。

本产品采用数字技术实现的低通滤波器是一个 48 bit 位宽，直流增益为 0 dB，等效 Q 值最高达 145 dB 以上的窄带滤波器。

同步滤波器

数字滤波器的另一个优势是可以轻松搭建同步滤波器。即使输入信号没有噪声，相敏检波器的输出仍会包含输入信号与参考信号的和频分量（二倍频分量），并且这一和频分量幅值可能会大于所需的差频分量幅值。在频率较低的情况下，要过滤掉二倍频分量所需要的时间常数会很大。例如输入信号是 1Hz 频率的波形，那么二倍频分量即为 2Hz，即使是 10 秒时间常数的二阶 RC 滤波器，对于 2Hz 频率位置的衰减也只有 40 多 dB。

同步滤波器是把参考频率的一个完整周期时间内的所有数据作平均算法，可以有效过滤参考频率的所有倍频分量。在上述的例子中，如果用了同步滤波器，只需要 1 秒的等待时间，即可以实现比 10 秒时间常数的 RC 滤波器更好的效果。

在 OE1022D 中，同步滤波器被设置为当检测频率低于 200 Hz 时有效。因为频率更高时，和频分量能够在时间常数较小的情况下被移除，所以此时没必要使用同步滤波器。在同步滤波器的后端我们还设计了二阶滤波器，这样的滤波器组合不仅能够滤除参考信号的谐波分量，还能滤除其余的噪声信号。

较大的时间常数

用模拟技术实现的滤波器很难实现大于 100 s 的时间常数，这是因为此时所需的电容不仅在数值上还是在规格上都过大。但为什么需要如此大的时间常数？因为在某些情况下是别无选择的。例如当参考信号的频率低于 1 Hz 并且存在很多低频噪声干扰时，相敏检波器的输出就会包含很多低频成分的干扰。同步滤波器仅能滤除其中参考信号的谐波分量，其余的噪声信号需要由其后置的滤波器来滤除。

OE1022D 在参考频率低于 200 Hz 时，能提供最高达到 3000 s 的时间常数，这能满足大多数测量的需求。

直流输出增益

相敏检测器的直流输出能有多大？它取决于动态储备的大小。当动态储备为 60 dB 时，代表噪声信号会比满量程的信号大 1000 倍。在相敏检测器中，噪声信号不能超过相敏检测器的输入范围。在一个模拟锁相放大器中，假设相敏检测器的最大输入幅值为 5 V。在它的动态储备为 60 dB 时，相敏检测器输入端的信号将只有 5 mV。而相敏检测器是不会放大信号的，所以其输出仅有几毫伏。即使相敏检测器的直流输出没有误差，后端的放大器直接将其放大 1000 倍到 5V，也很容易使信号失真。如果 PSD 有 1 mV 的偏移量，则将在输出端变为 1 V 的输出。这就是为什么基于模拟技术的相敏检测器不能达到太高的动态储备的原因。

因为基于数字技术的锁相放大器没有采用模拟直流放大器, 所以数字锁相放大器不存在直流输出的偏置。数字直流放大器也不存在输入偏移量。数字直流放大器只需将接受到的数据与预先设定好的增益相乘, 再将结果输出即可。这就是 OE1022D 在动态储备能达到 120 dB 时仍能不受偏置影响的原因。

2.6 直流输出和增益

OE1022D 在后面板有 CH1 和 CH2 两个输出通道。

CH1 和 CH2 的输出与显示

CH1 和 CH2 的输出范围为 -10 V 到 +10 V。根据当前对信号的测量结果与当前设置测量范围的比例, 正比到输出。除此之外, OE1022D 还能通过前面板的显示屏显示 CH1 和 CH2 的数据源, 其中包括被测信号的 X 值、Y 值、R 值、 θ 值等数据。本产品除了可以以常规的数值方式显示数据外还能以条形图的方式显示数据。为了便于观测数据的变化, 我们还提供了以数据和时间为 XY 轴的实时曲线图的形式进行显示的模式。

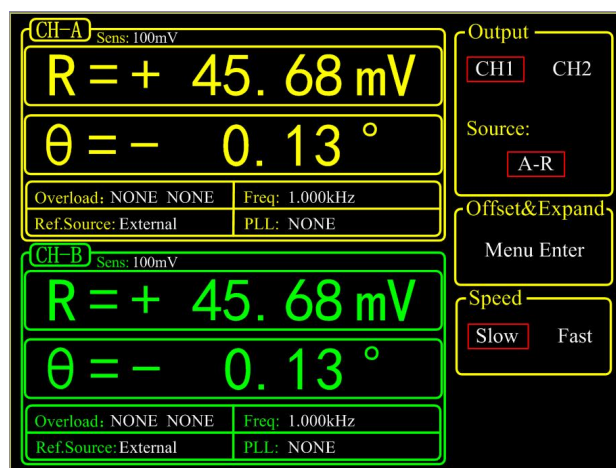


图 6. OE1022D channel 输出显示界面

所有的显示方式可以简单地通过人工操作来进行显示比例的调整, 同时仪器所具备的自动调整功能也可以快速优化仪器的显示方式。

X, Y 和 R 的输出偏移与增益

OE1022D 能够通过设置偏移量以抵消测量时的误差。这对于测量值在某些标称值附近存在误差的情况下是极其有用的。系统默认输出偏移量为 0。输出的变化可以直接从显示屏或后面板的输出端读出。偏移量以满刻度输出的百分比形式表示并且这一比值不会因为灵敏度的变化而改变。偏移量最多可以设置为满刻度输出的 100%。

A、B 两个通道的 X、Y 和 R 的输出值也能增大。这一功能是通过给输出的数据乘上一个增益因子来实现的。因此, 一个仅有满偏刻度十分之一的信号经过扩充后能提供 10 V 的输出而不是 1 V 的输出。输出信号增益的一般作用是在某些非零值的附近增大测量分辨率。

在不超过满偏刻度的情况下, OE1022D 能够提供增益因子为 +1 ~ +256 多个档位的输出增益。其输出增益的计算公式为:

$$\text{Output} = \left(\frac{\text{Signal}}{\text{Sens}} + \text{Offset} \right) \times \text{Expand} \times 10(\text{V})$$

<Offset>可在 -100% ~ +100% 之间进行设置, 可通过数字键盘直接输入, 最小步进为 0.01%; <Expand>值可在 +1 ~ +256 之间进行设置, 可通过数字键盘直接输入, 最小步进为 1。例如:

$$\text{Output} = \left(\frac{0.1\text{mV}}{1\text{mV}} + 0.2 \right) \times 2 \times 10(\text{V}) = 6(\text{V})$$

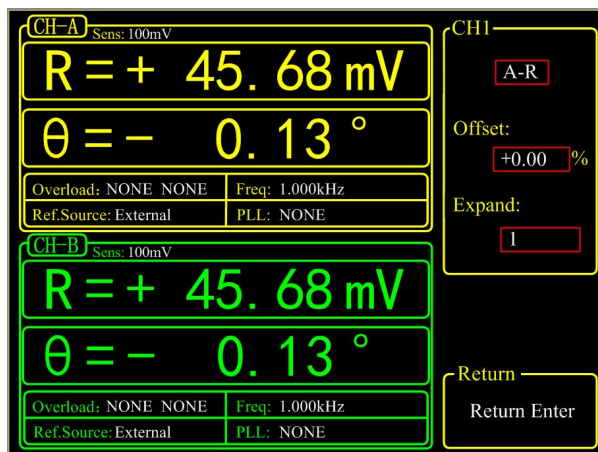


图 7. 输出偏移与增益设置

2.7 OE1022D 动态储备

动态储备的定义是最大可容纳的噪声信号和满量程信号的比值。动态储备表示锁相放大器对噪声容忍程度的大小, 通常以 dB 表示。

$$\text{动态储备} = 20\lg \frac{\text{OVL}}{\text{FS}}(\text{dB})$$

其中 OVL 表示输入总动态范围, FS 是最大量程, 表示输出动态范围。若动态储备为 100dB, 表示系统能容忍的噪声可以比有用信号高出 10^5 倍。

实际上动态储备设置应该保证整个实验过程中不发生过载, 过载还可能出现在前置放大器的输入端和 DC 放大器的信号输出端。系统的输入增益与动态储备成反比, 因为噪声也会随着输入增益而放大, 因此**可以通过减少输入增益来实现高动态储备**。前级放大倍数设置为较合理范围, 以防止噪声过载, 经过 PSD 和低通滤波器滤掉了大部分噪声后, 直流放大倍数设置为较大值, 将信号放大到满量程。

锁相放大器的输入信号在 PSD 处理之前需要交流放大, 而在 PSD 处理之后进行直流放大即可。在总增益不变的情况下, 如果调整交流增益增加, 直流增益减小, 则输入噪声经交流放大很容易使 PSD 过载, 动态储备减小, 同时输出的直流漂移减小。反之, 如果增加直流增益, 降低交流增益, 则动态储备提高, 使锁相放大器具有良好的抗干扰能力, 但以输出稳定性为代价, 降低了测量精度。

直流放大输出精度受噪声的频率和幅值影响。幅值较大且与信号频率相同的噪声经过 PSD 后同样变成直流信号, 这样经过低通滤波器时直接叠加到输出, 对输出结果造成影响。

动态储备与噪声频率有关。在参考频率处的动态储备为 0，远离参考频率时动态储备增加，离参考频率足够远时，动态储备可达到最大值。参考频率附近的动态储备对仪器噪声容限极其重要，增加低通滤波器的级数可以提高滤波效果，从而增加参考频率附近的动态储备。远离参考频率的动态储备一般比较大，但一般对测量影响不大。

OE1022D 动态储备可达 120 dB 以上，高的动态储备会产生输出噪声和漂移。当动态储备较高时，由于模数转换器的噪声存在导致输出误差增加。所有的信号源都存在本底噪声，因此在 PSD 提取信号过程中就会掺杂着噪声，如果噪声很大，在高动态储备测量中就会产生较大的输出误差。如果外部噪声较小，则其输出主要是受 OE1022D 自身噪声影响。这时可以通过降低动态储备和直流增益来降低输出误差。因此，在实际应用中应尽量使用较低动态储备，即较高的输入增益。

2.8 信号输入放大和滤波

锁相放大器可以测量出低至纳伏级的微弱信号。模数转换器可以将模拟信号数字化，但信号必须达到足够被识别的强度。因此低噪声信号放大器必须有足够大的增益，将信号增强到可直接被模数转换器转化，而无需降低信号的信噪比。OE1022D 的模拟放大倍数增益大约 7 到 500 倍，较高的增益并不会提高信噪比。

直流信号和交流信号的总增益由灵敏度确定，两者的增益则由动态储备设定。

输入噪声

OE1022D 信号放大器的输入噪声约为 $5\text{nVrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。如果放大器的输入噪声为 $5\text{nVrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，增益为 1000 倍，那么将输出 $5\mu\text{Vrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ 噪音。假设放大器的输出为一阶 RC 低通滤波器（6 dB/oct 的滚降），RC 过滤器的时间常数为 100 ms。放大器的输入噪声和电阻的约翰逊噪声具有高斯噪声性质，其噪声的量正比于该噪声带宽的平方根。单级 RC 滤波器的等效噪声带宽（ENBW）为 $1/(4 \times \text{TC})$ 。这意味着，对滤波器输入的高斯噪声进行滤波，其有效带宽等于 ENBW。在这个例子中，滤波器输入端有 $5\mu\text{Vrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ 噪声，其等效噪声带宽为 2.5 Hz，滤波器的输出电压噪声为 $5\mu\text{Vrms}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{2.5\text{Hz}} = 7.9\mu\text{Vrms}$ 。对于高斯噪声，噪声峰峰值是噪声有效值的 6.6 倍左右。因此，输出有大约 52 μV 峰峰值噪声。

锁相放大器的输入噪声同理。在 2mV 以下的量程内，输入增益达到最大，输入噪音的大小将决定输出噪声。而低通滤波器的等效噪声带宽又影响输出的噪声量。

等效噪声带宽取决于时间常数和滤波器滚降（参考 2.5 章）。例如，将 OE1022D 设定到 <5 μV > 量程，设置时间常数为 <100 ms> 以及 <6 dB/oct> 的滚降，则其等效噪声带宽为 2.5 Hz。这个设置下，等效到输入端的噪声为 7.9 nVrms，输出为量程的 0.16%（即 7.9 nV/5 μV ），噪声峰峰值则是满量程的 1% 左右。

假定信号是由一个低阻抗信号源发出的。其中电阻约翰逊噪声为 $0.13 \times \sqrt{R}$ ，以 100 Ω 电阻为例，常温下其约翰逊噪声为 $1.3\text{nVrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。而一个阻抗为 2 k Ω 的信号源的约翰逊噪声 $5.8\text{nVrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ 都大于 OE1022 的自身输入噪声。系统总噪声大小由各个噪声源的平方之和开根号计算出来。例如，一个 2 k Ω 阻抗的信号源接入到 OE1022D，它自身的约翰逊噪声和 OE1022D 的输入噪声叠加起来，总噪声大小为 $\sqrt{5^2 + 5.8^2} = 7.7\text{nVrms}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

在增益较低时，经过放大后的噪声信号仍然低于模数转换器的自身噪声，此时系统的输出噪声主要是模数转换器噪声，但这种情况下的滤波器之后的直流增益很低，输出的噪声相

对于有用信号可忽略不计。

陷波滤波器

OE1022D 在信号放大电路中有两个陷波滤波器（过滤某一特定频率的带阻滤波器）。两个陷波器的谐振频率预先调节到电源工频（50Hz）和工频的两倍频率（100Hz）上。若噪声信号的频率和电源工频相同时，陷波器可以滤除噪声信号。在放大电路中滤除这些噪声信号，可以降低对动态储备的需求。这两个陷波器对谐振频率有 60dB 的衰减度。

若信号频率很接近陷波器频率时，则不能使用陷波器。陷波器对中心频率的信号有极大的衰减，而中心频率附近约 10 Hz 频率范围的信号也会衰减。一旦信号衰减了，测量的结果必然是错误的。另外陷波器会产生一定的相位，会对相位测量造成影响。

抗混叠滤波器

输入信号经过陷波器和放大电路之后，会通过抗混叠滤波器，这是信号的数字化处理前必须要完成的。根据奈奎斯特定理，采样频率至少是信号频率的两倍。比如信号频率是 100 kHz，那至少需要 200kHz 采样频率才能进行采样。OE1022D 的 A/D 转换器采样频率是 312.5kHz，A/D 转换器无法转换高于 156 kHz 频率的信号，高于 156kHz 的信号会违反奈奎斯特定理，导致欠采样。欠采样的结果是 A/D 转换器输出的数字流中，高频的信号将出现在低频部分，即信号发生混叠，造成测量错误。

为了避免欠采样这种情况，先将模拟信号进行低通滤波处理，消除信号超过 156 kHz 的高频部分。OE1022D 的低通滤波器具有平坦的通带（0-102 kHz），在这个频率范围内的信号不会受影响。高于 102 kHz 的高频部分信号会被逐渐衰减，从 102 kHz 至 156 kHz 是过渡阶段，对高于 156 kHz 频率的信号和噪声产生 100 dB 的衰减。

输入阻抗

OE1022D 的输入阻抗是 10MΩ。如果需要更高的输入阻抗，可以使用 OE1022 的前置放大器 OE400X 系列。OE400X 系列前置放大器的输入阻抗可达 100 MΩ或更高，满足用户的各种使用场景。

2.9 输入端连接

噪声存在于所有的电路中。即使在信号幅值较大的情况下，噪声也会降低测量的精度。为了得到最佳测量精度，必须注意减少实验环境中可以避免的噪声源。除了系统固有噪声之外，其他噪声源（如市电噪声、信号发生器的噪声、在空间分布的电磁场等）的影响和不同仪器之间的地电平差、地环路问题，可以在输入连线的环节降低影响。

我们的仪器有两种输入连接的方式，单端连接和差分连接。单端连接非常的方便，而差分连接则能有效消除噪声的影响。

单端连接模式（A）

单端连接模式中，使用 A/I 输入端。锁相放大器检测 A/I 输入接口的中心导体和外壳导

体之间的电压差。

一般认为，地电平是 0 V 的常量，然而不同仪器的地电平会有些许的差异。当信号源的地电平与检测仪器的地电平直接相连时，它们的电平差值会导致一个大电流，即接地回路，这时候处于较高地电平的仪器的电流都通过较低地电平的仪器回流到大地，这样会导致两个严重问题：一是较高地电平的仪器的噪声直接输入到低地电平的仪器里，二是低地电平的仪器有可能因为电流过大而损坏。要解决这个问题，通过在两个不同电平的地之间连接一个电阻就能消除接地回路问题，在 OE1022D 里，有浮地（Float）和接地（Ground）两种电阻模式选择，浮地采用 10 k Ω 电阻，而接地采用 10 Ω 电阻。

另外，单端连接模式对噪声抵抗能力较弱。单根信号线就像天线，会被环境的电磁噪声所影响，屏蔽层会吸收这些噪声，因为单端连接模式是检测中心信号线和屏蔽层的电压差，因此这些噪声会被带入锁相放大器内部。

差分连接模式

差分连接模式有两根信号线连接到信号源，每一根接到对应的输入端（A/I、B）中。这个模式下检测 A 和 B 接口的中心导体之间的电压差，两个接口的外壳屏蔽层吸收的噪声不会被锁相放大器获取。

使用差分连接模式有一个需要注意的地方，两个输入端的电缆应该紧密缠绕，不应形成环路，以免产生电磁感应，从而给测量带来误差。

电流输入模式（I）

电流输入模式同样使用 A/I 输入端。这个模式下输入阻抗为 1k Ω ，电流增益为 10^6 或 10^8 V/A。测量量程是 1fA 至 1 μ A。这个模式适用于源阻抗大于 1M Ω 或 100M Ω （对应增益）的小电流测量。另外信号线的分布电容应该尽量较小，以免影响电流模式的测量带宽。

不同的电流增益的带宽是不一样的，如表 2 所示：

表 2. 电流增益和带宽关系

增益	带宽
1M	70kHz
100M	1kHz

交流耦合和直流耦合模式

OE1022D 对输入的信号有交流耦合和直流耦合两种模式。交流耦合通过一阶 RC 高通滤波器（-3dB 频率是 0.16Hz）来滤除直流和较低频率信号，交流耦合应该在信号频率大于 10Hz（保证通带平坦度）的情况下使用。对于低于 10Hz 频率的信号，应该使用直流耦合模式。直流耦合模式不对输入信号有任何阻碍。

如果输入信号含有直流成分，若没有被去除，那会带来几个隐患：在放大电路中直流分量也会被放大，如果被放大到超过 A/D 转换器的输入范围，那么就会使测量结果产生误差，也有可能损坏 A/D 转换器。另外直流量被 A/D 转换器量化成数字量后，在 PSD 里会和参考正弦信号相乘，那么需要更强大的低通滤波器才能滤除，会导致需要更久的测量时间。

当待测信号的频率大于 10Hz 时，建议使用交流耦合模式。

2.10 固有噪声

噪声

从主观的角度出发,可认为凡是不希望得到或者有碍于准确测量的输入或影响均可称之为噪声。噪声具有瞬时性和不可预知性的随机性。几乎所有测量领域,探测弱信号的最终限制因素都在于噪声。即使要测量的信号并非很弱,噪声的存在也会降低测量精度。某些形式的噪声是无法避免的(例如待测信号的抖动),只有通过信号平均和缩小带宽等技术来克服。而另一些形式的噪声(例如射频干扰和接地回路)可以由很多技术来消除或降低,包括滤波和良好的线路结构和元件布局。同时,放大器本身在工作时也会产生噪声,可以通过低噪声放大器设计技术解决这一问题。

电子系统中存在各种各样的固有噪声源,这些噪声有它们的物理含义。

约翰逊噪声 (Johnson Noise)

任何一种无源器件,其导体中的电子始终在做随机运动,其两端会因此产生一个噪声电压,这就是约翰逊噪声,也称为白噪声或热噪声。它存在于所有电子器件和传输介质中。它受温度变化的影响,但与频率变化无关。从频域上看,热噪声在整个频段具有均匀的功率谱密度,即类似于白色光谱,它不能够被消除的,因此是电子系统性能的上限的影响因素之一。在温度为 T 时,由一个电阻 R 产生的实际噪声电压由下式计算出来:

$$V = \sqrt{4kTRB}$$

其中 k 为玻尔兹曼常数, $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, T 是以开尔文为单位的热力学温度(热力学温度与摄氏度的转换关系为: $^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.16$), B 是以赫兹为单位的带宽。

随后, Nyquist 利用热力学推理以数学方式描述了热噪声的统计特性,并证明了热噪声功率谱函数为

$$St(f) = 4KTR(V^2/\text{Hz})$$

例如,室温下,将一个 10K 电阻接入高保真放大器的输入端,输出端接伏特表,用带宽为 10 kHz 的滤波器来测量它的的开路有效电压,结果为 1.3 μV 。

热噪声电压的瞬间幅度在任何情况下一般来说都是不可预见的,但是它遵循高斯分布。其意义就在于它是任何检波器、信号源或者放大器的噪声电压的下限。源内阻的阻抗部分会产生热噪声,放大器的偏置和负载电阻也同样如此。

散射噪声 (Shot Noise)

电流其实是一股离散的电荷载流子,而不是一种真正的流体。电荷量的有限性导致了电流的统计性起伏。如果电荷之间互不影响,那么电流的波动就由下式给定:

$$I_{\text{noise}} = \sqrt{2qIB}$$

其中 q 为电子电荷($1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$), I 为电路中 RMS 电流值, B 为测量带宽。例如,一个稳定的 1 A 电流,在 10 kHz 范围内测量,其有效值波动为 57 nA,也就是在 0.000,006%上下波动。

对于更小的电流，其波动更大：一个稳定的 1 μA 的电流在 10 kHz 范围内测量值的均方电流波动为 57 pA，也就是 0.006% 的波动。对于 1 pA 的电流，均方电流噪声波动为 56 fA (在同样带宽测量)，也就是 5.6% 的波动！

随后证明了散弹噪声电流也是一种白噪声，其功率谱密度函数为

$$S_{SI}(f) = 2qI(A^2/Hz)$$

前面给出的散射噪声公式是假设电流中的载流子互不影响而得出的。当电荷通过一个势垒时，这种假设确实是存在的，例如面接触型二极管中的电流是以电荷的扩散形式传播的。但是对于最常见的金属导体来说就不是这样，其载流子之间有着很密切的联系。

1/f 噪声 (Flicker Noise)

1925 年，Johnson 在电子管电流中首次发现 1/f 噪声，其突出特点在于该噪声的功率谱函数正比于 1/f。频率越低，噪声越严重，因为又称为低频噪声。其微观机理在于当两种导体接触不理想时，其接触电阻将发生随机涨落，从而引起噪声。

尽管对 1/f 噪声研究已达数十年，然后其适用的情形不一从而有许多的描述模型。其电流幅度满足高斯分布，功率谱密度正比于工作频率的倒数，起功率谱密度函数表示为：

$$S(f) = \frac{KI_d^2}{f} (V^2/Hz)$$

1/f 噪声也叫闪烁噪声 (flicker noise)，是有源器件中载波密度的随机波动而产生的，它会对中心频率信号进行调制，并在中心频率上形成两个边带，降低了振荡器的 Q 值。由于 1/f 噪声是在中心频率附近的主要噪声，因此在设计器件模型时必须考虑到它的影响。

散射噪声和热噪声都是由于物理特性而产生的不可避免的噪声。对于相同阻值的电阻，制作精良的电阻和便宜的炭阻所产生的热噪声完全一样。另外，实际设备都会有各种各样的过量噪声源。实际中的电阻都存在阻值的波动，其结果是产生一个附加的噪声电压 (与永久存在的热噪声叠加在一起)，其值与流经它的直流电流成正比。这一噪声和很多与电阻构造相关的因素有关，其中包括电阻的材料，特别是封装技术。以纯炭阻，碳膜电阻，金属膜电阻和绕线电阻为例，绕线电阻的噪声最小，金属膜电阻次之，炭膜电阻再次之，纯炭阻最大。

2.11 外部噪声源

内部固有噪声是难以避免的，只有尽可能减少这种噪声的大小。相对于固有噪声而言，外部噪声的形式各种各样，而且绝大多数的噪声源都是异步的。外部噪声源主要通过增加动态储备的要求和时间常数，进而影响了测量的结果。少数的噪声源和参考电压联系紧密，与实际测量信号相加或相减，造成测量结果的错误。然而，外部噪声源可以通过多种途径尽可能减少。

电容耦合

由于布线之间总是有互容，互容如同寄生在布线之间的一样，所以叫寄生电容，又称为杂散电容。极板与周围体 (各种元件甚至人体) 也产生电容联系。而在锁相放大器附近的交

流电压信号可以用过这些寄生电容耦合到设备上。虽然寄生电容可能很小，但耦合来的电压信号仍然有可能比待测微弱信号要大。

寄生电容的影响可由以下公式计算出来：

$$I = \omega C_{\text{stray}} V_{\text{noise}}$$

其中， ω 是噪声频率的 2π 倍， C_{stray} 为寄生电容容值， V_{noise} 是噪声的振幅。

当噪声源频率变大时，耦合噪声将会变大。如果噪声源和参考频率一致，对测量结果的影响会很大。因为锁相放大器会滤除其他频率的噪声，但是会把与参考频率一致的噪声当作信号进行测量。

减少电容耦合的方法：

- 移除噪声源，或者尽量把噪声源远离仪器和信号线。
- 设计低阻抗的实验装置，这样耦合的噪声电流就只会产生很小的噪声电压。
- 容性屏蔽，例如将整套实验装置放入金属盒中。

电感耦合

交流电附近会感应出一个磁场，如果放置器件在交流电附近，感应的磁场会耦合到电路中进而影响电路。变化的交流电会产生变化的磁场，变化的磁场感应产生电动势，感应电动势会影响电路的电流电压，进而使实验的测量发生偏差。电动势的大小和磁场变化的频率有关，频率越快，电动势越大，对实验的测量影响就越大。

减少感性耦合的方法：

- 尽可能移除仪器附近的噪声源。
- 使用双绞线或者紧密缠绕的两根同轴电缆线以减小环路效应。
- 对仪器进行磁性屏蔽，防止磁场进入并穿透测量的区域。

阻性耦合和接地环路

接地环路也会变成一个干扰源，能在传输两端的接地之间产生噪声电压，如果噪声电压足够大，就会导致测量错误。接地环路是系统接地方案中的一个物理环路，产生于电路之间的多个接地途径。这些接地路径可以充当一个大环路天线，从环境中捕获噪声，从而在接地系统中产生电压。工频交流电源的 50Hz 磁场是接地环路捕获的常见噪声源，类似地，对于分布式接地系统，源于某个位置的地电压也能引起地电流在接地环路中流动。由于地为低阻抗，因此噪声电流往往相当大。数百毫伏的噪声可能会引起数安培的电流流过接地环路。

消除接地环路电流的途径：

- 将所有的地连接到同一个点。
- 地总线应尽可能粗，这样可以降低地连接中的阻抗。
- 小信号的接地线上应避免有大电流的接地回路接入。

颤动噪声效应

大部分噪声源都是以电气的形式影响电路，然而机械振动的噪声也可通过颤噪效应转化为电气形式。因微振动而使传输电缆或者待测信号产生的机械振动，会产生频率变化的电

形式噪声。

消除颤噪效应的方法：

- 在测量时，尽可能地减少机械的振动。
- 传输微弱信号的传输线应绑紧固定以减少它们的颤动。
- 用低噪声的电缆来替代普通电缆以减少颤噪效应。

热电偶效应

热电偶效应，指的是两种不同的金属相互接触时在它们之间产生的电势差。产生接触电势差的原因是：（1）两种金属电子的逸出功不同。（2）两种金属的电子浓度不同。若 A、B 两种金属的逸出功分别为 V_a 和 V_b ，电子浓度分别为 N_a 和 N_b ，则它们之间的接触电势差为

$$V_{ab} = V_a - V_b + \frac{kT}{q} \times \ln\left(\frac{N_a}{N_b}\right)$$

其中 k 为玻尔兹曼常数， $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。 T 是以开尔文为单位的热力学温度(热力学温度与摄氏度的转换关系为： $^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.16$)，其中 q 为电子电荷($1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)。由上式可得知接触电势数值决定于金属的性质和接触面的温度，因不同金属的功函数(电子逸出金属表面所需的功)不同而产生。

当两种金属接触时，在接触点产生的电动势会在原电平的基础上增加了一个缓慢变化的毫伏级的电平。这种噪声与温度密切相关，由于温度变化缓慢，因为这种噪声频率也很低。热电偶效应会随着检测器输出变大而增长，在低频率时影响较大，尤其是 mHz 级别的测量时，影响更大。

消除热电偶效应的方法：

- 测量仪器尽可能保持在恒温状态。
- 使用补偿特性的节点。

2.12 噪声测量

OE1022 提供噪声测量功能，可以测量输入信号在参考频率下的噪声。部分噪声源对频率有相关性，锁相放大器可以对这些噪声源进行测量。

根据用户设定的 RC 滤波器的带宽，锁相放大器可以理解为以参考频率为中心频率，通带带宽为 RC 滤波器带宽两倍的带通滤波器。因此参考频率附近的噪声会保留在输出端。当输入信号就是一个噪声源，那么锁相放大器就可以测量其在设定频率上的噪声值。OE1022 测量噪声的含义是测量参考频率附近一定带宽内的总噪声。若把频率按照扫频的方式测量，还能得到噪声源的噪声功率谱图。

OE1022 测量噪声的方法是首先计算一段时间内 x 值的均方差（标准差），这段时间为时间常数的 200 倍。举例，当时间常数设定为 100ms 时，则噪声测量时间为 20 秒。然后是 PSD 之后的数字滤波器的总带宽，因为不同带宽得到的噪声是不同的，所以接下来要进行归一化处理。把计算得到的均方差值除以数字滤波器的等效噪声带宽的平方根 ($\sqrt{ENBW}$)，得到的噪声谱密度就是需要的测量值，其单位是 $\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。等效噪声带宽的计算可以参考 2.5 章节的表 1。如果把噪声测量值作长时间平均处理，得到的结果会更接近实际值。

2.13 辅助模拟输入 (AUX IN)

OE1022D 包含了四路 16 位的高精度辅助 AUX-ADC 输入, 输入电压范围为 $\pm 10\text{ V}$, 最小分辨率达 0.3 mV , 采样率为 32 ksps 。这四路 ADC 提供输入信号钳位保护和内部差分放大功能, 输入阻抗达 $1\text{ M}\Omega$, 可同时进行信号采集, 用来测量低速模拟信号, 或者测量从某个实验得到的直流信号 (例如来自温度传感器或者压力传感器), 以便于进行比例运算和传送给控制计算机。

AUX IN 接口采用标准 BNC 接头, 集成在 OE1022D 后面板。对 AUX-ADC 数值显示设置在 [DISPLAY] 子菜单中进行。

在单通道锁相放大器 OE1022 里, 包含了四路 16 位的高精度辅助 AUX-DAC 输出, 而在 OE1022D 里, 四路 AUX-DAC 功能集成到后面板的 2 个 Sineout 和 2 个 CHOUT 接口里, 均为 16 位输出精度。可以根据用户需要提供辅助电压输出。

AUX IN 接口采用标准 BNC 接头, 集成在 OE1022D 后面板。对 AUX-ADC 数值显示设置在 [DISPLAY] 子菜单中进行。

2.14 信号发生器的频率、幅值扫描

OE1022D 新增频率、幅值扫描功能。信号发生器可以在输出幅值和频率上进行扫描。频率的扫描可以完成对用户感兴趣频段的扫描, 更好的分析信号的特点。扫幅功能通过 Sine output 输出, 大大增加了在实际中的应用范围。

频率和幅值的扫描基本方式都是通过设定起点值和终点值, 并在这两个值之间以步进的方式增加数值, 完成扫描。详细见频率扫描, 幅值扫描相关章节。

2.15 多谐波测量

谐波是指周期函数或者周期性波形中能用常数、与原函数的最小周期相同的正弦函数和余弦函数的线性组合表达的部分。根据傅立叶级数的原理, 周期函数都可以展开为常数与一组具有共同周期的正弦函数和余弦函数之和。其展开式中, 常数表达的部分称为直流分量, 最小正周期等于原函数的周期的部分称为基波或一次谐波, 最小正周期的若干倍等于原函数的周期的部分称为高次谐波。

现有的锁相放大器中, 同一时间只能测量基频信号或者某个谐波信号分量。在很多的实际应用上, 往往需要对多个谐波的同时测量和记录。这时, 目前的锁相放大器就很难满足要求了。

OE1022D 突破性的开发了多谐波同时测量功能, 每个通道最多可以同时进行 2 个通道谐波分量的测量, 因此最多可同时测量 5 路谐波分量的测量 (包含基波)。原来数台锁相放大器完成的谐波检测工作, 现在 OE1022D 一台即可完成。

对多谐波的测量设置在 [REF/PHASE] 子菜单中 <Harmonic> 中进行, 详细见 [REF/PHASE] 子菜单。

3. 界面介绍

3.1 前面板



图 8. OE1022D 前面板

3.1.1 显示屏

OE1022D 使用 5.6 英寸 TFT 显示屏作为用户的数据显示与交互控制。显示屏分辨率为 640*480，有 8 级的背景亮度可供用户选择，可以在[SYSTEM]子菜单设置。

屏幕的左边大幅区域用于显示输入信号的测量结果，支持单区域或双区域显示。此外，每个区域显示支持数字，XY 坐标显示。

屏幕的右边区域用于测量控制条件的选择与修改。

3.1.2 软键

显示屏的右边有 5 个软键。软键根据不同的当前目录有着不同的功能。总体来说，软键有着两个主要功能，一是在不同的设置选项进行选择，二是高亮某些参数，然后使用旋钮或键盘进行输入。不管哪种功能，软键只对屏幕右方与软键相邻的参数起作用。

3.1.3 旋钮

旋钮可以调整那些被软键高亮的参数。大部分的参数均可以使用旋钮进行调整。沿顺时针方向旋转是增大参数，沿逆时针方向旋转是减小参数。

3.1.4 键盘

键盘由 3 组键组成。ENTRY 区域主要对被软键高亮的参数进行数据形式的输入。MENU 区域改变屏幕右方的参数列表，并提供 10 个不同的功能菜单。CONTROL 区域提供 XY 显示测量时的辅助功能，如[CURSOR]等。

3.1.5 BNC 连接器

REF IN

参考信号输入可以使用正弦波或 TTL 驱动。参考通道输入阻抗为 $1\text{ M}\Omega$ ，正弦参考输入时为交流耦合。对于低频应用的情况($<1\text{ Hz}$)，推荐使用 TTL 驱动的参考信号。

SIGNAL IN

输入信号分为单端输入模式 A、差分输入模式 A-B 以及电流输入模式 I。单端输入时 IN+ 作为信号输入端。差分输入时，可以测量 IN+ 以及 IN- 之间差分信号。单端电压信号的 IN+ 以及 IN- 两个输入的输入阻抗均 $10\text{ M}\Omega//25\text{ pF}$ ；电流信号输入时，通过 IN+ 输入，内部连接 $1\text{ k}\Omega$ 电阻到地。

3.2 后面板



图 9. 后面板

OE1022D 后面板如图 9 所示，包括散热风扇、电源接口、电源开关、USB 接口、RS232 接口以及扩展功能接口。其中，扩展功能接口包括 SINE OUT、TTL OUT、AUX IN、TRIG IN、CH1&CH2 OUTPUT 和 MONITOR。

3.2.1 电源接口

电源接口用于整台仪器供电输入，接受 220 V、50 Hz 交流市电，内置保险丝，同时兼备滤除高频噪声干扰的滤波器功能。

3.2.2 USB

USB 接口允许 OE1022D 锁相放大器与 PC 机进行通信。可以通过 PC 机对 OE1022D 进行控制和读取数据。

3.2.3 RS232 接口

RS232 公接口允许 OE1022D 与其他上位机之间进行通讯，最高波特率为 921600bps。接

口定义为 DB9 公接口标准定义。

3.2.4 SINE OUT

两路信号发生器提供最大 5 Vrms 的幅值可编程输出，输出阻抗为 50 Ω 。当外部参考信号使用时，信号发生器通过锁相环与输入信号进行锁相。

另外 Sineout 还能输出设定的直流信号。

3.2.5 TTL OUT

TTL 输出，与 Sine Output 同步，输出阻抗为 200 Ω 。当正弦波输出幅值很小时，TTL OUT 可用于其他仪器的同步锁定。

3.2.6 AUX IN

四路辅助 AUX-ADC 输入，输入范围 ± 10 V，最小分辨率为 1mV。

3.2.7 TRIG IN

TRIG IN 接收一个 TTL 信号输入，用于触发测量数据采样和开始数据获取。TRIG IN 上升沿有效，最大采样速率为 1kHz。

3.2.8 CH1&CH2 OUTPUT

CH1&CH2 OUTPUT 输出范围为-10 V 到+10 V。根据当前测量信号的测量结果与设置的测量范围的比值，正比到输出。

另外 CHOUT 还能输出设定的直流信号。

3.2.9 MONITOR

MONITOR 提供了一个模拟放大、滤波之后得到的输出信号，即输入到 ADC 之前的信号。MONITOR 输出的幅值固定为 ADC 前信号的 5 倍。由于模拟放大也会放大噪声，MONITOR 输出并不适合观察到原信号幅值十分小的信号。

3.3 主界面

OE1022D 主界面中可以分为三个部分。

3.3.1 数据栏

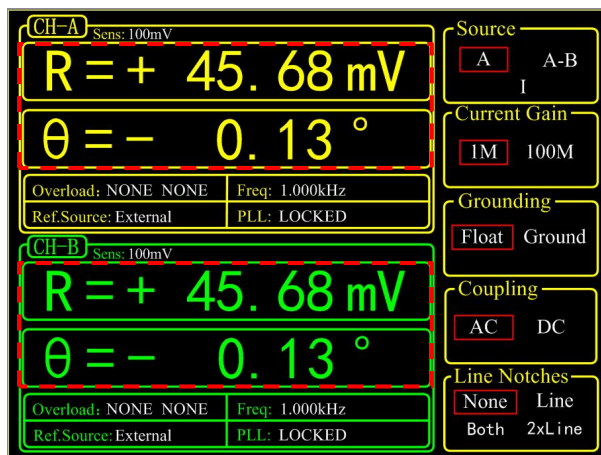


图 10. 主界面-数据栏

如图 10 所示，可在[DISPLAY]子菜单中选择显示<X>、<Y>、<R>、<θ>等值，显示方式可选择数字图、条形图、XY 坐标图。设置方式详见[DISPLAY]子菜单。

3.3.2 监测栏

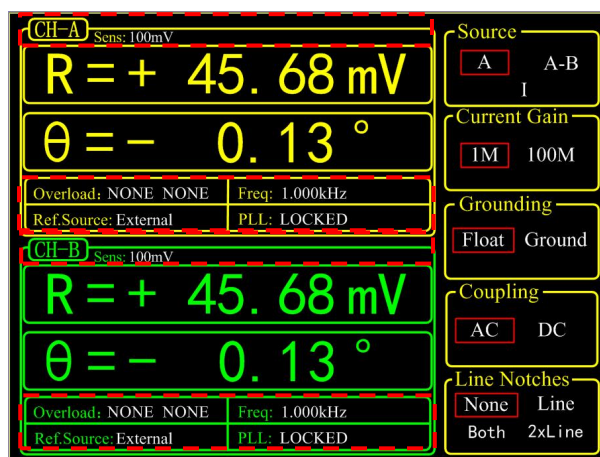


图 11. 主界面-监测栏

监测栏一共显示伍项内容，包括：

<Sens> : 当前选择灵敏度大小，可以检测当前输入信号是否过大。当输入信号超出灵敏度的时候，显示 **OVLD** 提示。此时应该调整灵敏度到适合的量程，如果输入信号过大，需尽快断开信号输入，防止过压损坏仪器。

<Overload> : 溢出提示。能够提示前级输入和放大是否溢出。若未发生溢出，则显示：Overload: NONE NONE；若前级输入溢出，则显示 Overload: **INPUT** NONE；若放大溢出，则显示 Overload: NONE **GAIN**；若同时溢出，则显示 Overload: **INPUT GAIN**。此时需尽快把输入信

号减少以防止对机器造成过压损坏仪器。

<Freq> : 参考信号频率。显示输入参考信号的频率或内部参考的频率。

<Ref.Source> : 参考信号。显示选用的参考信号是内部参考还是外部参考。

<PLL> : 锁相环的锁相提示, 提示相位是否锁定。当锁相环已经锁定, 则显示 PLL: LOCKED; 当没有参考信号, 或者锁相环未锁定, 则显示 PLL: UNLOCKED; 当使用内部参考时, 一直显示 PLL: NONE。

3.3.3 功能栏

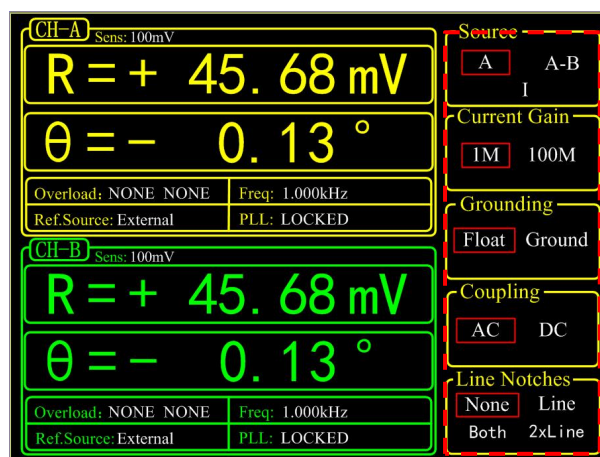


图 12. 主界面-功能栏

如图 12 所示, 功能设置框内有多种功能选择, 与前面板的 5 个软键一一对应, 在不同的子菜单中有不同作用, 是控制系统的主要方式。

4. 菜单

OE1022D 主菜单位于前面板控制部分的 MENU。MENU 主菜单共分为：[INPUT/FILTERS]、[REF/PHASE]、[GAIN/TC]、[DISPLAY]、[SAVE/LOAD]、[CHANNEL OUTPUT]、[SAMPLE]、[AUTO SET]、[SYSTEM]和九个子菜单。通过按每个按钮可切换到相应的子菜单界面。在不同的菜单中通过[CH A/B SWITCH]切换 A、B 两个通道的配置菜单，可分别配置两个通道。

4.1 [INPUT/FILTERS]子菜单

在前面板菜单栏中选择[INPUT/FILTERS]进入。如图 13 所示：

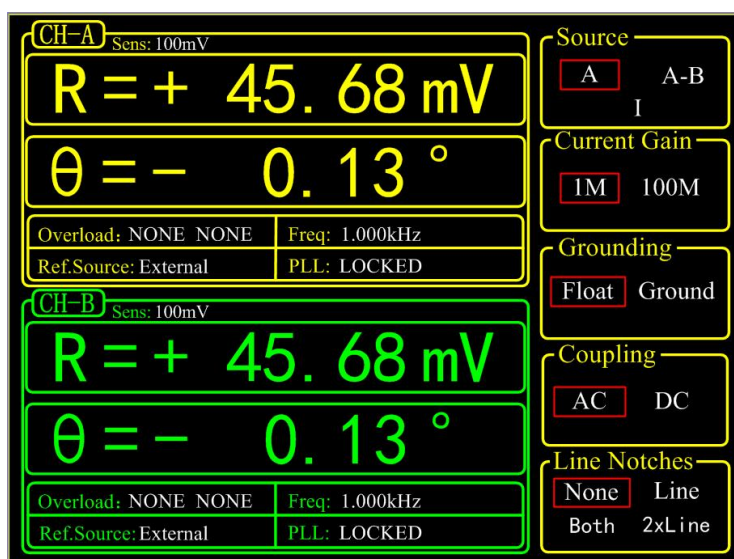


图 13. [INPUT/FILTERS]子菜单

此子菜单中包括<Source>、<Current Gain>、<Grounding>、<Coupling>和<Line Notches>五种功能设置,每个菜单可以通过[CH A/B SWITCH]切换通道,通过键盘以及旋钮来进行配置:

4.1.1 <Source>: 输入模式设置

<A> : 单端电压信号输入模式,单端信号由 IN+输入。

<A-B> : 差分电压信号输入模式。选择此模式时,将差分信号的一端由接口 IN+输入,另一端由接口 IN-输入。

<I> : 电流输入模式,电流信号由 IN+输入。

☆当使用电压模式时,输入最大不能超过 1 Vrms; 电流模式时,输入最大不能超过 1uA。

4.1.2 <Current Gain>: 电流增益设置

<1 M> : 输入为微弱电流信号时,放大倍数为 10^6 V/A。

<100 M> : 输入为微弱电流信号时,放大倍数为 10^8 V/A。

☆无论选择哪种增益,电流转换电压后的信号最大不能超过 1 Vrms。

4.1.3 <Grounding>: 接地设置

<Float> : Signal IN 输入接口外壳与仪器地通过 10 k Ω 电阻隔离。

<Ground> : Signal IN 输入接口外壳与仪器地（仪器地已短接在大地---市电 GND 上）通过 10 Ω 电阻短接。

一般认为信号灌入电流的能力不强（不致烧毁仪器接口芯片），或者确保信号地与仪器地处于同一地电平，可设置为<Ground>，让信号地与系统地短接在一起，防止信号地过于浮空带来的信号漂动。当信号地与仪器地绝对电势相差较大，且信号地灌入电流能力很强时，使用<Float>选项，浮空信号地，同时起限流保护作用。

4.1.4 <Coupling>: 耦合设置

<AC> : 交流耦合输入。其为一阶截止频率为 0.16Hz 的高通滤波器，可以衰减 0.16Hz 以下以及直流的信号干扰。如果信号频率在 10 Hz 以上建议使用<AC>交流耦合。

<DC> : 直流耦合输入。直流耦合不阻隔任何输入信号，如果信号频率低于 10 Hz 时建议使用<DC>直流耦合。但要注意输入信号的偏置量而导致的信号溢出。

4.1.5 <Line Notches>: 陷波器设置

<None> : 关闭所有陷波器。

<Line> : 开启 50 Hz 陷波器，抑制工频干扰。

<2xLine> : 开启 100 Hz 陷波器，抑制工频二次谐波干扰。

<Both> : 同时开启 50 Hz 和 100 Hz 陷波器，抑制工频和工频二次谐波干扰。

在输入信号频率高于 200 Hz 时，可开启 50 Hz 和 100 Hz 陷波器抑制工频干扰；若输入信号频率低于 200 Hz，建议关闭两个陷波器，以避免陷波器的陡度不够锐利可能引起的幅值损失。

4.2 [REF/PHASE]子菜单

在前面板的菜单栏选择[REF/PHASE]子菜单进入，选择不同的参考信号模式会有不同的界面，如图 14、图 15、图 16 所示：

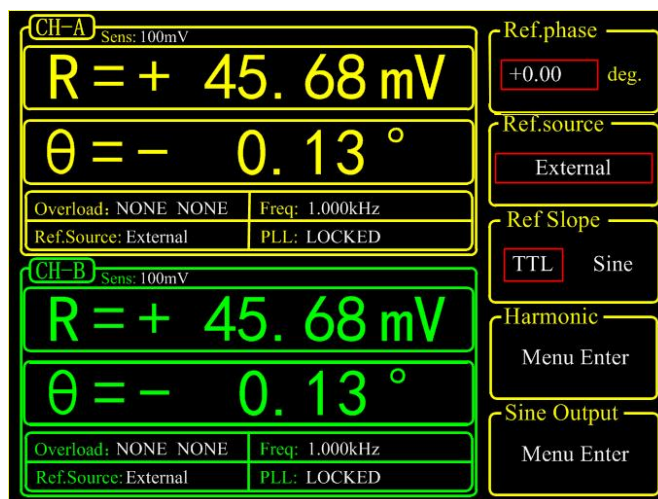


图 14. [REF/PHASE]子菜单-<External>

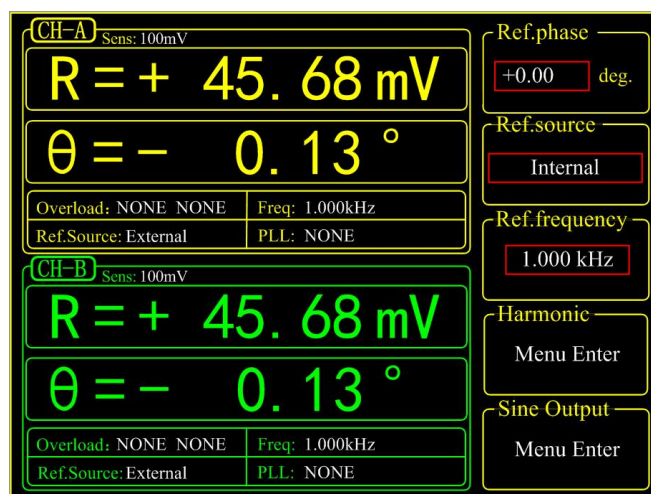


图 15. [REF/PHASE]子菜单-<Internal>

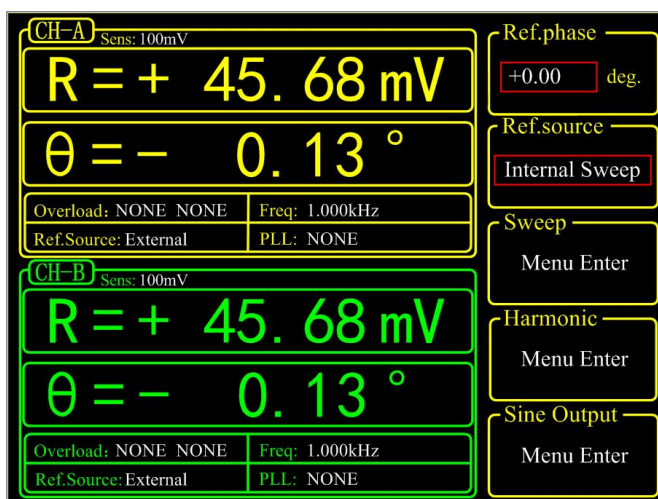


图 16. [REF/PHASE]子菜单<Internal Sweep>

此子菜单中包括<Ref.phase>、<Ref.source>、<Ref.slope>、<Ref.frequency>、<Sweep>、<Harmonic>和<Sine Output>七种功能设置，每个菜单可以通过[CH A/B SWITCH]切换通道，通

过键盘以及旋钮来进行配置：

4.2.1 <Ref. phase>：参考相位设置

通过数字键盘输入可设置 PSD 算法两路正交参考信号的相移角度，移相精度为 0.01° ，输入范围为 -180° 至 $+180^\circ$ 。

对于相位，必须有一个基准或者参考才有意义，系统中，我们默认以输入参考信号 REF IN 经过高精度锁相环锁定相位后的信号为相位基准，其余相位值都是相对于此而言的。

4.2.2 <Ref. source>：参考信号源设置

<External>：外部参考信号。OE1022D 将与 REF-IN BNC 输入的参考信号进行锁相。此时的界面如图 14 所示，可以对<Ref.slope>进行设置。

<Internal>：内部参考信号。此设置下参考信号将根据内部信号发生器的产生的信号作为参考信号。REF IN 端口输入信号将不起作用。此时的界面如图 15 所示，可以对<Ref.frequency>进行设置。

<Internal Sweep>：内部参考信号扫频。在此设置下，信号发生器根据用户设置的参数进行内部扫频。此时的界面如图 16 所示。可以对<Sweep>进行设置。

<Channel-A>：仅通道 B 适用，调用通道 A 的参考信号设置。当使用通道 B 设置参考信号时，选择该设置可以使通道 B 与通道 A 使用同一参考信号。

4.2.3 <Ref. Slope>：外部参考信号类型设置

当<Ref.source>选择<External>时可进行此项设置，根据外部参考信号的类型选择对应的信号类型。

<TTL Pos>：外部输入信号为方波上升沿时选择此项，低电平阈值为 0 到 0.5V，高电平阈值为 3 到 5V。

<TTL Neg>：外部输入信号为方波下降沿时选择此项，低电平阈值为 0 到 0.5V，高电平阈值为 3 到 5V。

<Sine>：外部输入信号为正弦波时选择此项，此时为交流耦合输入，输入信号幅值大于 0.2Vp 时有效，最大输入电压幅值为 5Vp。

当输入参考信号为 TTL 逻辑电平时，建议选择 TTL 触发。应当注意，当输入 REF-IN 的参考信号虽然是方波，但电平值不满足 TTL 逻辑高低电平阈值条件时，可能得不到稳定的触发，此时可能得不到预期的测量结果，故此时推荐选用 SINE 触发。此外，对特别低的频率(<1 Hz)时，需使用 TTL 参考。

当输入 REF-IN 的参考信号为正弦信号时，建议选用该 SINE 触发。SINE 触发是在系统内部对 REF-IN 输入进行精密整形后再检测频率、相位信息。

另外，无论是<TTL>触发还是<SINE>触发，系统对其信号占空比（Duty Cycle）没有要求，但推荐使用常规 50%占空比为宜。

4.2.4 <Ref. frequency>：内部参考信号频率设置

当<Ref.source>选择<Internal>时可进行此项设置，频率范围为 1 mHz 到 102 kHz，默认 1.000 kHz。频率设置可以通过键盘输入，频率分辨率最小为 1 mHz。

4.2.5 <Sweep>: 内部参考信号扫频设置

当<Ref.source>选择<InternalSweep>时可进行此项设置。选择界面中的<Sweep>功能进入二级子菜单。在二级子菜单中可以对<SweepType>、<Sweep Set>和<Sweep Run>功能进行设定。界面图如图 17 所示。

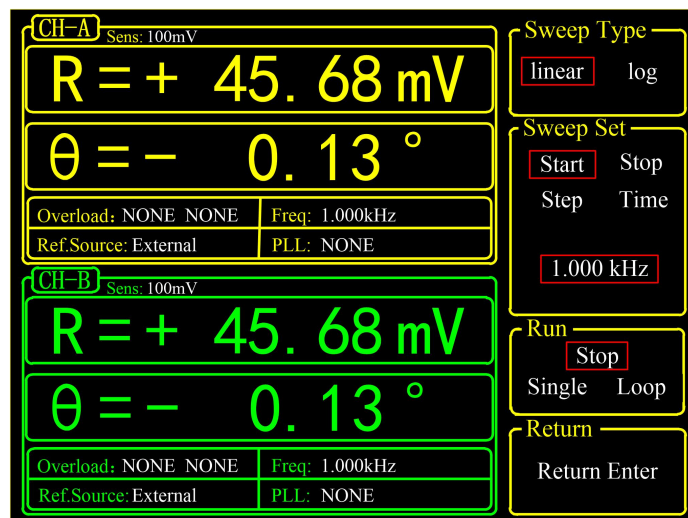


图 17. <Sweep>二级子菜单

4.2.5.1 <Sweep Type>: 扫频类型设置

<Linear> : 线性扫频类型。

<Log> : 对数扫频类型。

当选择<Linear>模式时，步进类型为频率，频率与设定步进频率进行累加。而在<Log>模式时，步进的类型为频率的百分比。

例如<Log>扫频模式下，扫频步进为 10%，开始频率为 1 kHz，截止频率为 2 kHz，扫描频率的过程如下：

1000.000 Hz
1100.000 Hz
1210.000 Hz
1331.000 Hz
1464.100 Hz
1610.510 Hz
1771.561 Hz
1948.717 Hz
2000.000 Hz

4.2.5.2 <Sweep Set>: 扫频参数设置

<Start> : 扫频的开始频率。

<Stop> : 扫频的截止频率。

<Step> : 当选<Linear>时为扫频的步进频率，当选<Log>时为百分比比例。

<Time> : 扫频的步进时间间隔。

通过数字键盘与软键配合对扫频的开始频率、截止频率、步进和时间设置，开始频率与

截止频率的范围为 1 mHz 到 102 kHz，默认<Start> 开始频率为 1.000 kHz，<Stop>截止频率为 5.000 kHz，频率分辨率最小为 1 mHz，<Log>时步进分辨率最小为 0.001%；步进时间分辨率最小为 1 ms，最大 100,000 ms。

4.2.5.3 <Sweep Run>：扫频运行模式设置

<Stop>：停止扫频。

<Single>：单次扫频。

<Loop>：循环扫频。

当<Single>单次扫频启动时，OE1022D 按照用户设置进行一次内部频率扫描，完成后，状态自动跳转回<Stop>停止扫频。

当<Loop>循环扫频启动时，OE1022D 根据用户设计不停的循环扫频，直到用户手动改变状态为<Stop>停止扫频。

4.2.6 <Harmonic>：谐波检测设置

OE1022D 可以进行双谐波的同时测量。通过在<Harmonic>二级子菜单中分别设置两个谐波的阶数<Harmonic1>和<Harmonic2>，即可实现双谐波的同时测量。界面图如图 18 所示。

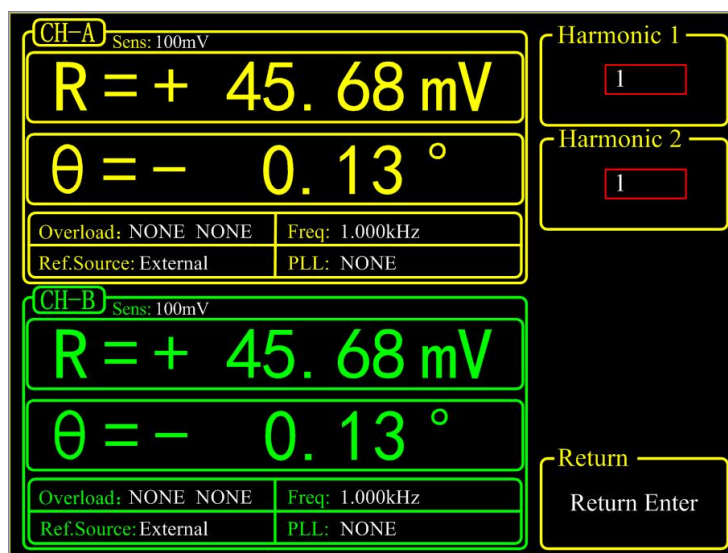


图 18. <Harmonic>二级子菜单

<Harmonic 1>：谐波 1 设置，最小值 1，最大值 32767。

<Harmonic 2>：谐波 2 设置，最小值 1，最大值 32767。

通过数字键盘输入所需测量的谐波阶数，默认显示 1，表示检测 1 阶谐波(即基波)。

<Harmonic>谐波阶数设置的限制是 (Harmonic*Freq) < 102 kHz，其中 Freq 表示参考信号频率。一旦超过限制时，系统会把谐波阶数自动往下调整直到满足条件。同时，当设置为 0 时，系统自动设置为 1。

例如输入信号是频率为 1kHz 的方波时，假定它的峰峰值为 A，设置<Harmonic>值分别为 1、2、3、4、5、6.....时，将预期得到 R 值为 0.45A、0、0.15A、0、0.09A、0.....，而这个序列正是方波信号傅立叶级数的系数序列的 A 倍。

☆注：双谐波测量的同时显示需在[DISPLAY]子菜单中的<FULL>选项中进行<LIST>的设置，详细可见[DISPLAY]子菜单。

4.2.7 <Sine Output>: 正弦信号输出设置

OE1022D 可通过后面板的“Sine Out”BNC 接头输出幅值由 0.001 Vrms 到 5 Vrms 的正弦波信号，通过二级子菜单设置可以实现<Fixed>固定幅值输出、<Linear>线性扫幅输出或者<Log>对数扫幅输出、以及<DC>固定直流输出 4 种不同的模式。二级子菜单中可以进行<Sweep Type>、<Voltage>、<Sweep Set>和<Sweep Run>的设置。选择不同的<Sweep Type>时，界面有所不同，如图 19 和图 20 所示。

当使用<External>外部参考时，<Sine Output> 提供一个与外部参考锁相的正弦信号；当使用<Internal>内部参考时，将由 OE1022D 自身的振荡器产生。同时后面板上“TTL OUT”的 BNC 接头将输出与<Sine Output>同步的 TTL 信号。

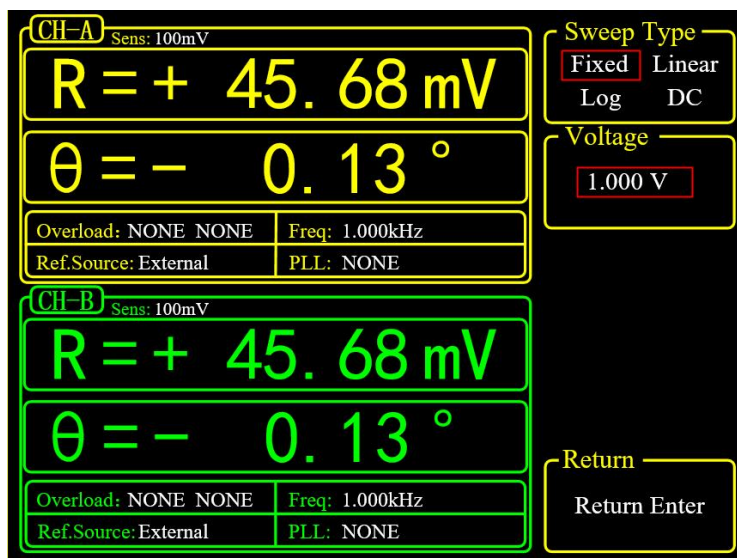


图 19. <Sine Output>二级子菜单-<Fixed>

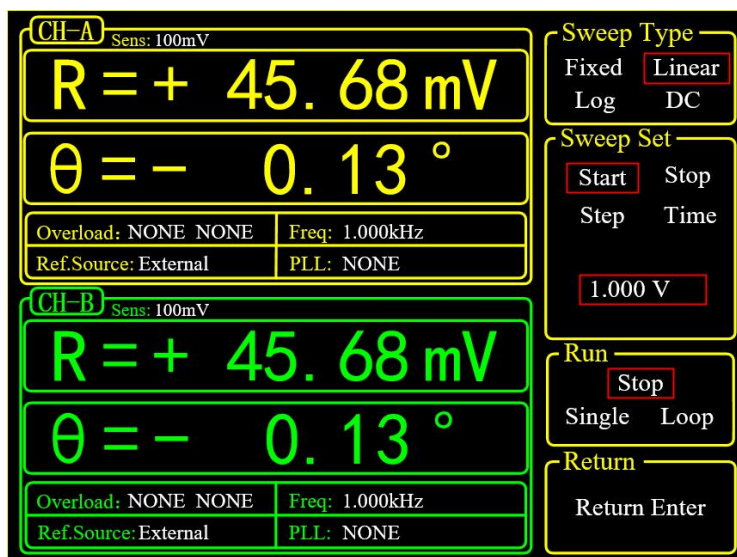


图 20. <Sine Output>二级子菜单-<Linear&Log>

4.2.7.1 <Sweep Type>: 扫幅类型设置

<Fixed> : 固定幅值模式(默认)。

<Linear> : 线性扫幅模式。

<Log> : 对数扫幅模式。

<DC> : 直流输出模式。

当选择<Fixed>固定幅值模式时, <Sine output> 根据用户设置的值输入的幅值进行输出。

当选择<Linear>或<Log>扫幅模式时, 通过<Sweep Set>及<Sweep Run>来进行配置。

当选择<DC>直流模式时, <Sine output>将根据用户设置的值输出固定的直流信号。

4.2.7.2 <Voltage>: 正弦信号输出幅值设置

固定幅值模式<Fixed>下的正弦信号幅值设置, 通过数字键盘输入, 范围为 0.001Vrms~5Vrms, 最小分辨率为 0.001 Vrms。

而在直流输出模式<DC>下, <Voltage>的范围变为-10 Vdc~10 Vdc, 最小分辨率为 0.001V。

4.2.7.3 <Sweep Set>: 扫幅参数设置

<Start> : 扫幅的开始幅值。

<Stop> : 扫幅的截止幅值。

<Step> : 当<Linear>时为扫幅的步进幅值, 当<Log>时为百分比。

<Time> : 扫幅的步进时间间隔。

通过数字键盘与软键配合对扫幅模式下的开始幅值、截止幅值, 步进和时间设置。幅值范围为 0.001 Vrms 到 5 Vrms, 默认<Start> 开始幅值为 1.000 Vrms, <Stop>截止幅值为 5.000 Vrms。幅值的分辨率最小为 0.001 Vrms, <Log>时步进分辨率最小为 0.001%, 步进时间分辨率最小为 1 mS , 最大为 100 s。

4.2.7.4 <Sweep Run>: 扫幅运行模式设置

<Stop> : 停止扫幅。

<Single> : 单次扫幅。

<Loop> : 循环扫幅。

当<Single>单次扫幅启动时, OE1022D 按照用户设置进行一次幅值扫描, 完成后状态自动跳转回<Stop>停止扫幅。

当<Loop>循环扫幅启动时, OE1022D 根据用户设计不停的循环扫幅, 直到用户手动改变状态为<Stop>停止扫幅。

4.3 [GAIN/TC]子菜单

在前面板的 MENU 菜单栏选择[GAIN/TC]子菜单进入，如图 21 所示：

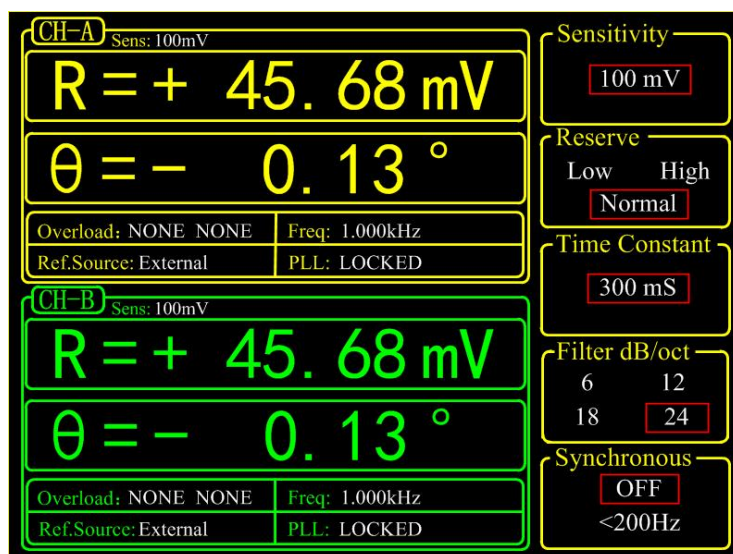


图 21. [GAIN/TC]子菜单

此子菜单中包括<Sensitivity>、<Reserve>、<Time Constant>、<Filter dB/oct>和<Synchronous>五种功能设置，每个菜单可以通过[CH A/B SWITCH]切换通道，通过键盘以及旋钮来进行配置：

4.3.1 <Sensitivity>：满偏灵敏度设置

根据输入信号的大小选择合适的满偏灵敏度，通过重复按软键或旋钮调节数值。满偏灵敏度表如表 3 所示：

表 3. 满偏灵敏度表

1 nV/fA	200 nV/fA	50 uV/pA	10 mV/nA
2 nV/fA	500 nV/fA	100 uV/pA	20 mV/nA
5 nV/fA	1 uV/pA	200 uV/pA	50 mV/nA
10 nV/fA	2 uV/pA	500 uV/pA	100 mV/nA
20 nV/fA	5 uV/pA	1 mV/nA	200 mV/nA
50 nV/fA	10 uV/pA	2 mV/nA	500 mV/nA
100 nV/fA	20 uV/pA	5 mV/nA	1 V/nA

改变<Sensitivity>会改变系统的动态范围，同时也会影响到对 CH1 & CH2 的输出。当测量信号为电流信号时，满偏灵敏度为相应的电流单位。系统默认为<100 mV/nA>。

当使用自动设置灵敏度<AUTO GAIN>时，系统会根据输入信号的 R 值自动调整合适的<Sensitivity>。需注意的是，如果时间常数在 1s 以上，则不建议使用<AUTO GAIN>功能。

4.3.2 <Reserve>: 动态储备设置

<Low> : 动态储备设置为低。

<High> : 动态储备设置为高。

<Normal>: 动态储备设置为普通。

对于一般情况下的测量时, 使用<Normal>即可。

当使用自动设置动态储备<AUTO RESERVE>时, 系统会根据输入信号的 R 值自动调整测量所需要的最小动态范围。

<Sensitivity>和<Reserve>可以组合成不同的动态储备和输入增益, 关系如表 4 所示:

表 4. 动态储备和增益关系表

Sensitivity	Dynamic Reserves(dB)			Gain		
	Low Noise	Normal	High Reserve	Low Noise	Normal	High Reserve
1 V	0	0	0	1.4	1.4	1.4
500 mV	6	6	6	1.4	1.4	1.4
200 mV	4	14	14	4.4	1.4	1.4
100 mV	0	10	20	14	4.4	1.4
50 mV	6	16	26	14	4.4	1.4
20 mV	4	24	34	44	4.4	1.4
10 mV	0	20	40	140	14	1.4
5 mV	6	26	46	140	14	1.4
2 mV	4	34	54	440	14	1.4
1 mV	10	40	60	440	14	1.4
500 μ V	16	46	66	440	14	1.4
200 μ V	24	54	74	440	14	1.4
100 μ V	30	60	80	440	14	1.4
50 μ V	36	66	86	440	14	1.4
20 μ V	44	74	94	440	14	1.4
10 μ V	50	80	100	440	14	1.4
5 μ V	56	86	106	440	14	1.4
2 μ V	64	94	114	440	14	1.4
1 μ V	70	100	120	440	14	1.4
500 nV	76	106	126	440	14	1.4
200 nV	84	114	134	440	14	1.4
100 nV	90	120	140	440	14	1.4
50 nV	96	126	146	440	14	1.4
20 nV	104	134	154	440	14	1.4
10 nV	110	140	160	440	14	1.4
5 nV	116	146	166	440	14	1.4
2 nV	124	154	174	440	14	1.4
1 nV	130	160	180	440	14	1.4

4.3.3 <Time Constant>: 时间常数设置

时间常数设置范围为 10 μ s 到 3000 s，通过重复按软件或旋钮调节数值，时间常数表如表 5 所示：

表 5. 时间常数表

10 μ s	3 ms	1 s	300 s
30 μ s	10 ms	3 s	1000 s
100 μ s	30 ms	10 s	3000 s
300 μ s	100 ms	30 s	
1 ms	300 ms	100 s	

时间常数越长，等效噪声带宽越小，系统测量响应的时间越长，测量的精度也越高。

4.3.4 <Filter dB/oct>: 低通滤波器陡降设置

<6 dB/oct> : 低通滤波器陡降 6 dB/oct。

<12 dB/oct> : 低通滤波器陡降 12 dB/oct。

<18 dB/oct> : 低通滤波器陡降 18 dB/oct。

<24 dB/oct> : 低通滤波器陡降 24 dB/oct。

在同样的测量准确度下，使用更高的滤波器陡降可以降低时间常数，使得测量响应更快。具体的时间常数和滤波器陡降搭配，必须根据实际情况来选择，一个判定的准则是只要对测量结果的稳定度满意，此时的时间常数和滤波器陡降就不需要设置太大，以免等待时间过长。当然，若想结果更加平稳，可以适当增大时间常数和滤波器陡降。

4.3.5 <Synchronous>: 同步滤波器设置

< OFF > : 关闭同步滤波器。

< <200 Hz > : 开启同步滤波器。当信号频率低于 200 Hz 时可以开启同步滤波器。低通滤波器在输入信号频率较低时无法稳定或需长时间才能得到稳定的结果，此时可借助于此同步滤波器改善效果。

同步滤波器可以有效去除参考频率及其倍频的信号，降低对低通滤波器的要求。

☆注：同步滤波器开启时，<Filter db/oct> 必须为<18 dB/oct >或<24 dB/oct >才能真正起作用！

4.4 [DISPLAY] 子菜单

在前面板的 MENU 菜单栏选择[DISPLAY]子菜单进入，如图 22 所示：

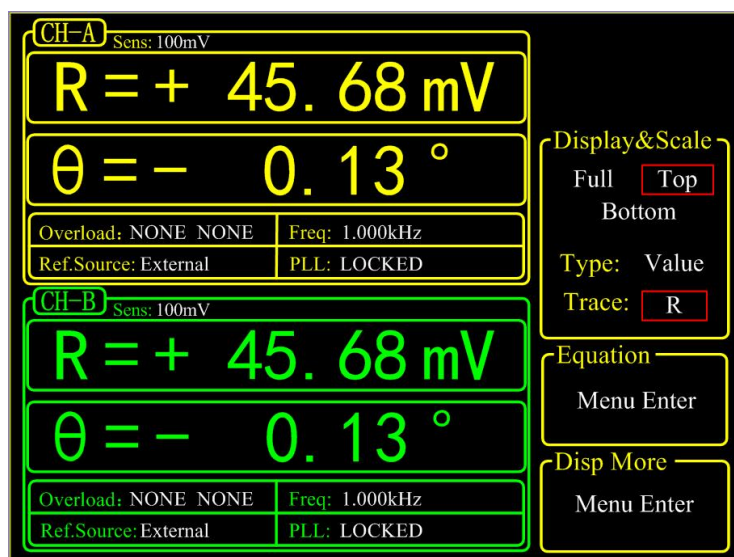


图 22. [DISPLAY]子菜单

[DISPLAY]子菜单主要包括<Display&Scale>、<Equation>和<Disp More> 3 个子菜单，可以通过子菜单旁边对应的软键进行选择、设置，每个菜单可以通过[CH A/B SWITCH]切换通道，通过键盘以及旋钮来进行配置。

4.4.1 <Display&Scale>：动态区域显示设置

<Display&Scale>选项主要用于设置测量值的显示位置或显示类型。

<Display&Scale>选项其中又包括有<Area>区域显示设置和<Type/Trace>显示模式及类型设置两个子菜单。

注意 A、B 两个通道的数据栏是分开设置的。

4.4.1.1 <Area>：区域显示设置

<Full>：为全栏显示模式，提供了<Bar>、<Chart>和<List>共 3 种显示模式，在显示界面的整个动态显示区域显示。

1)<Bar>：条形图，条形图的长度可根据实际的 R 值与满刻度的比例来改变显示的长度，对于当前的 R 值百分比情况的显示会十分直观。如图 23 所示。

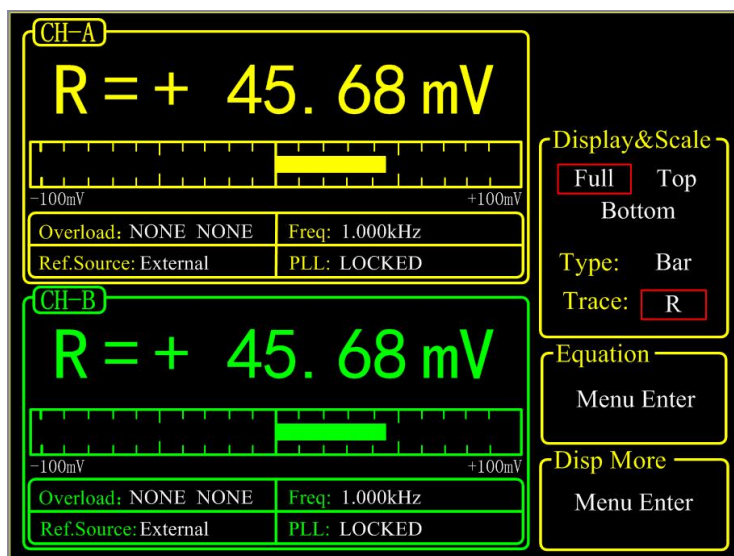


图 23. <Full>-<Polar>显示

2)<Chart>: XY 坐标图, 显示测量值得曲线图形, 可通过旋钮控制<Cursor>来查看采样点的数值大小, 经常与[SAMPLE]子菜单和 CONTROL 控制区域配合做测量数据的采集。如图 24 所示。

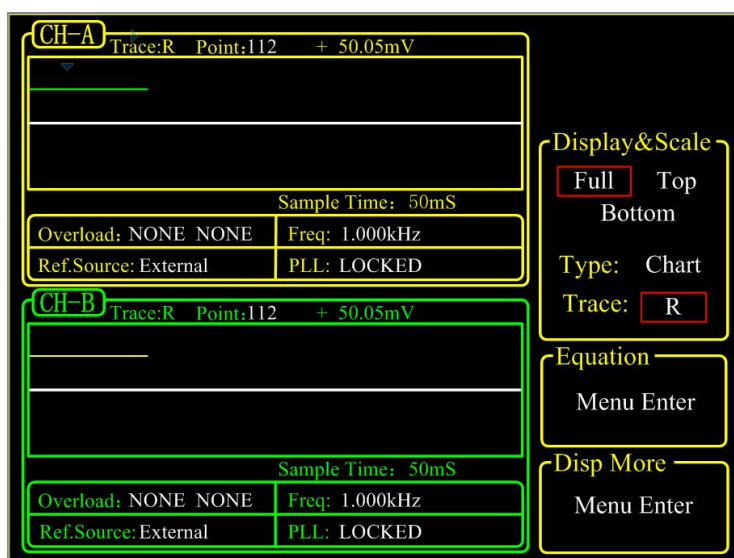


图 24. <Full>-<Chart>显示

3)<List> : 把输入信号的基波、两个谐波值同时显示。如图 25 所示。

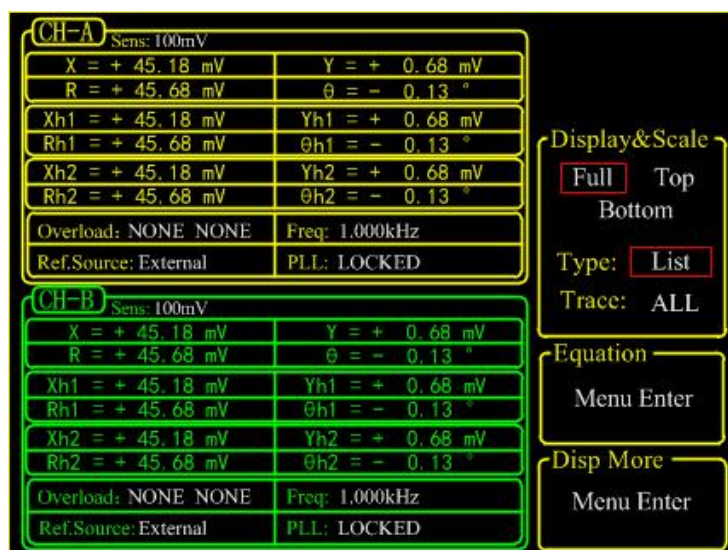


图 25. <Full>-<List>显示

<Top> : 选定上区域的显示，当切换<Type>或<Trace>时候，该区域会随之变化，如图 26 和图 27 所示。<Type>提供<Value>、<List>两种选择。当<Type>为<Value>时，<Trace>提供了基波、谐波及 Equation 等值的选项。当<Type>为<List>时，<Trace>只能选择<Basic>(基波)、Harm1（谐波 1）、Harm2（谐波 2）和 ADC（AUX IN）四个显示选项。

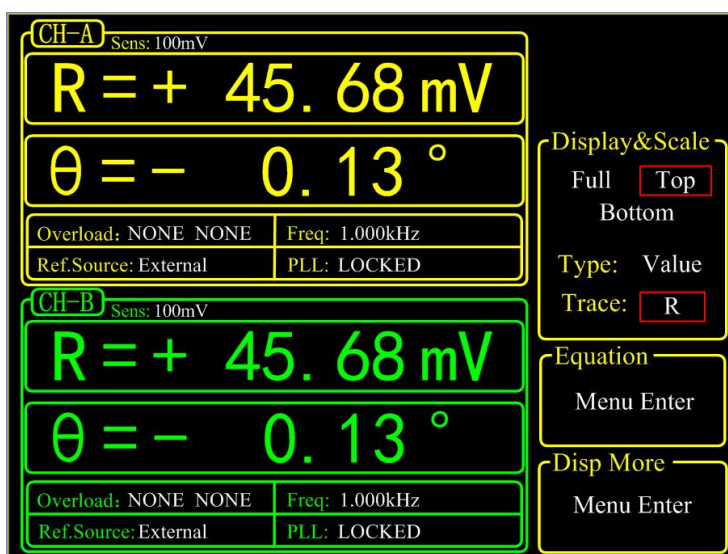


图 26. <Top>-<Bar>显示

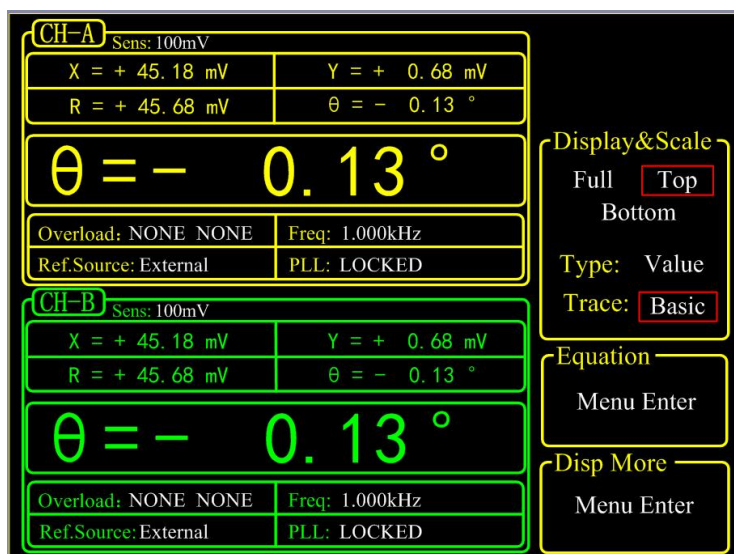


图 27. <Top>-<List>显示

<Bottom>：选定下区域的显示，当切换<Type>或<Trace>时候，该区域会跟<Top>区域相同的规律随之变化。

4. 4. 1. 2 <Type/Trace>：显示模式及类型设置

使用软键可以在<Type>和<Trace>之间进行切换，选中的会高亮显示。然后再使用旋钮对其进行模式切换。

<Type>：为显示的格式，选项有 <Value>(数值)、<List>(列表)，<Full>显示模式下还有 <Bar>(数值百分比)及<Chart>(XY 坐标)选项。

<Trace>：为显示的类型，选项有基波、谐波及 Equation 等值。如下：

- <X>：输入信号基波X值。
- <Y>：输入信号基波Y值。
- <R>：输入信号基波R值。
- < θ >：输入信号基波 θ 值。
- <Xh1>：输入信号第一路谐波X值。
- <Yh1>：输入信号第一路谐波Y值。
- <Rh1>：输入信号第一路谐波R值。
- < θ h1>：输入信号第一路谐波 θ 值。
- <Xh2>：输入信号第二路谐波X值。
- <Yh2>：输入信号第二路谐波Y值。
- <Rh2>：输入信号第二路谐波R值。
- < θ h2>：输入信号第二路谐波 θ 值。
- <Noise>：输入信号单位噪声值。
- <E1>：第一个Equation值。
- <E2>：第二个Equation值。
- <E3>：第三个Equation值。
- <E4>：第四个Equation值。

4.4.2 <Equation>: 公式设置

OE1022D <Equation>功能使用户可以用仪器测量值进行基本的比例运算，并通过前面板 CH1/CH2 两个 BNC 进行输出。固定公式为

$$\text{Equation} = \frac{A \times B}{C}$$

其中 A、B、C 可以根据<Equation>二级子菜单进行设置,在[DISPLAY]子菜单共有四组<Equation>可用。如图 28 所示。

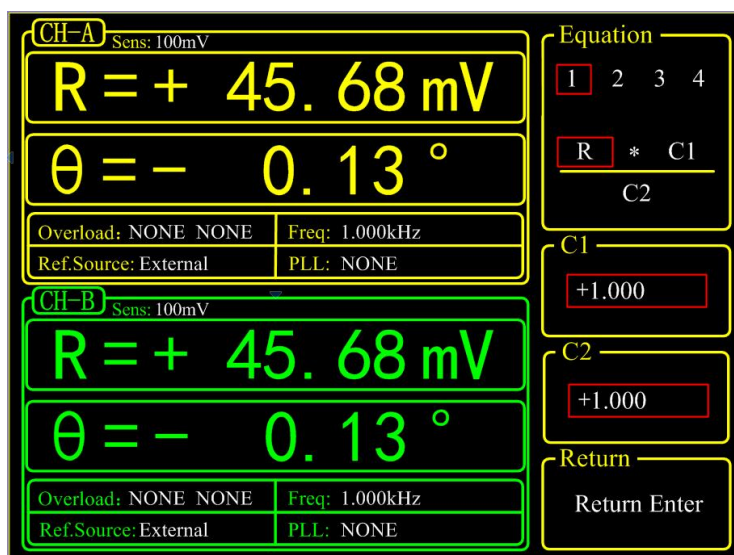


图 28. <Equation>二级子菜单

4.4.2.1 <Equation>: 公式参数设置

选项公式 Equation1~4 = A*B/C 能通过软键选择需要改变的 A、B 或者 C 值，可供数值选项包括基波、谐波、ADC、频率及常数参数等。

例如，当 A 为 R=50 mV，B 为 $\theta=130^\circ$ ，C 为 Freq=1 kHz，此时

$$\text{Equation} = \frac{A \times B}{C} = \frac{0.05 \times 130}{1000} = 0.0065$$

公式结果显示可以在[DISPLAY]子菜单中的<Trace>选项选择<E1>，代表显示 Equation1 结果。其中，在<Bar>显示模式下，显示范围为 0.000001 到 9999999，不带单位及进度条显示。

公式结果输出可以在[CHANNEL OUTPUT]子菜单中<Source>选择<E1>，代表输出 Equation1 结果。输出遵循固定规则，具体参考[CHANNEL OUTPUT]子菜单。

4.4.2.2 <C1>: 常数参数 1 的设置

常数参数<C1>设置，范围：-10~+10，可供<Equation>选择。

4.4.2.3 <C2>: 常数参数 2 的设置

常数参数<C2>设置，范围：-10~+10，可供<Equation>选择。

4.4.3 <Disp More>: 更多显示设置

<Disp More>二级子菜单增加<Range>与<Curve Point>设置，给用户在观看测量值时有更大的自由度。如图 29 所示。

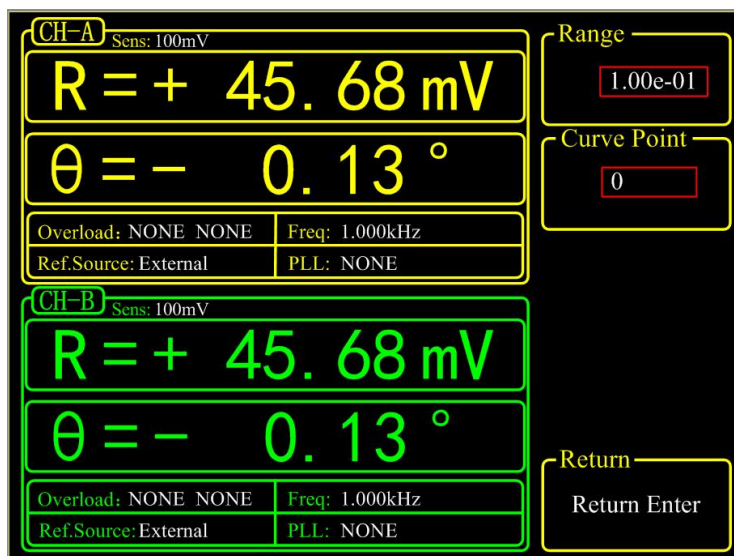


图 29. <Disp More>二级子菜单

4.4.3.1 <Range>: 显示范围设置

<Range> 用于设置<Bar>、<Chart>和<Polar>图形的最大刻度范围。

<Range>的输入范围为 1 nV 到 1 V，会随着<Sensitivity>的改变而同步改变，也可以通过数字键盘进行输入设置。如 1.00e-01 表示 1.00×10^{-1} V，即 100 mV。

在不修改<Sensitivity>的情况下，修改<Range>的值，如修改为 1.00e-03，即 1 mV，则显示的范围变为-1 mV 到+1 mV。

4.4.3.2 <Curve Point>: 采样曲线位置设置

<Curve Point>提供了在<Chart>图模式下<Cursor>快速的位置定位功能，并查看该点测量值。其设置范围为 1~16384。

当<Chart>图为复位状态（没有进行数据存储），该值设置不起作用，一直保持为 0。数据采集进行中该选项会隐藏起来(暂不可用)，在暂停后会再显示出来。

☆注意：在使用<Curve Point>前请在 CONTROL 控制区域中的[CURSOR]按键调出<Cursor>。

4.5 [SAVE/RECALL] 子菜单

在前面板的 MENU 菜单栏选择[SAVE/RECALL]子菜单进入，如图 30 所示：

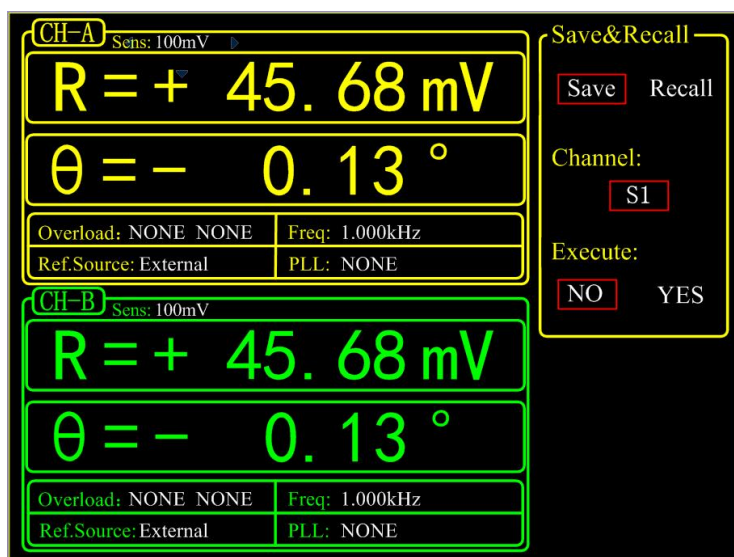


图 30. [SAVE/RECALL]子菜单

[SAVE&RECALL] 菜单主要用来保存 (Save) 和读取 (Recall) 已经设定的参数和状态。根据用户个人的喜好，可以在项中保存为 <S1>，<S2>，<S3> 和 <S4> 四个存档。如图 30 所示，选择<Save>，<Channel>选择<S1>，再选择 <Execute>项中的 <YES>，即可将当前设定的参数和状态保存在 <S1>存档。需要读取该存档，只需选择<Recall>，<Channel>选择<S1>，再选择 <Execute> 项中的 <YES> 即可。

另外在 <Recall> 状态时，<Channel>还有<Default>选项，可以把整机配置还原成默认值。

☆注意：[SAVE&RECALL]菜单跟当前选择是 CHA 或 CHB 通道无关，OE1022D 只有 4 个存档区域。

4.6 [CHANNEL OUTPUT]子菜单

在前面板的 MENU 菜单栏选择[CHANNEL OUTPUT]子菜单进入，如图 31 所示：

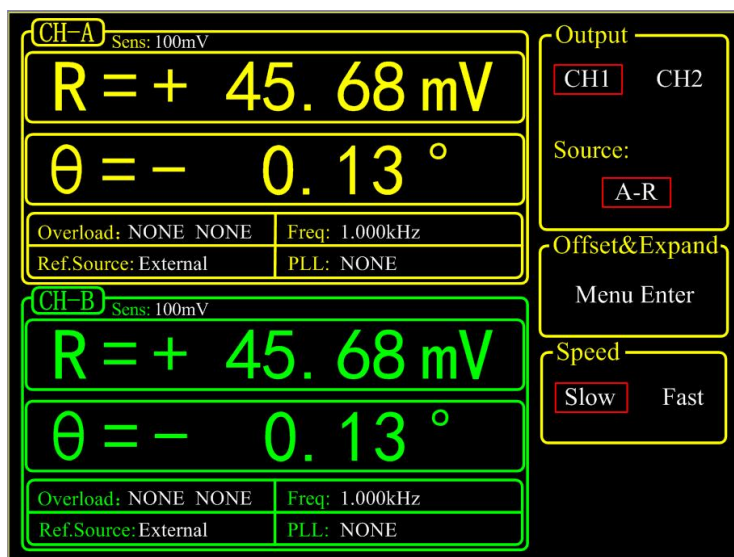


图 31. [CHANNEL OUTPUT]子菜单

[CHANNEL OUTPUT]子菜单控制后面板上的两个 BNC 通道 CH1 和 CH2 输出用户需要的 R、X、Y 和θ值等，以及通过<Offset&Expand>设置输出的偏置与放大倍数。同时在<Speed>选项栏设置通道输出数据速率。

输出信号的计算公式如下

- 1、当选择信号为<R>, <X>, <Y>, <Rh1>, <Xh1>, <Yh1>, <Rh2>, <Xh2>, <Yh2>, <Noise>时:

$$\text{输出} = \left(\frac{\text{Signal(选择信号)}}{\text{Sens}} + \text{Offset} \right) \times \text{Expand} \times 10\text{V}$$

- 2、当选择信号为<θ>, <θh1>, <θh2>时:

$$\text{输出} = \frac{\text{Signal(选择信号)}}{180^\circ} \times 10\text{V}$$

- 3、当选择信号为<E1>~<E4>(Equation)时，除了上面两种情况，还有下面选项：

- a) AUX_IN1~AUX_IN4: 输出等于输入电压
- b) 常数系数 : 直接对应，如 10 对应 10 V, -5 对应-5 V
- c) 频率Freq :

频率每个阶梯分5 V-10 V，例如；

$$1000\text{Hz} = 5\text{V}$$

$$1200\text{Hz} = 6\text{V}$$

$$1600\text{Hz} = 8\text{V}$$

$$1800\text{Hz} = 9\text{V}$$

$$1990\text{Hz} = 9.95\text{V}$$

$$2000\text{Hz} = 5\text{V (下一阶梯)}$$

阶梯定义为：

...
 62.5 Hz – 125 Hz
 125 Hz – 250 Hz
 250 Hz – 500 Hz
 500 Hz – 1000 Hz
 1 kHz – 2 kHz
 4 kHz – 8 kHz
 8 kHz – 16 kHz
 ...

Equation 计算时, 按照用户所选, 以上诉公式进行换算, 再根据 Equation 公式本身计算, 得出最后结果, 结果范围为 ± 10 V

4、当选择信号为<AUXOUT>时, 输出等于设定的电压值, 范围为-10V~10V, 兼容原来 AUXOUT 接口功能。

4. 6. 1 <Output. Source>: 输出源通道设置

以下部分选项为A、B通道均有:

<X> : 通道输出X值对应的模拟电平。
 <Y> : 通道输出Y值对应的模拟电平。
 <R> : 通道输出R值对应的模拟电平。
 <θ> : 通道输出θ值对应的模拟电平。
 <Xh1> : 通道输出Xh1值对应的模拟电平。
 <Yh1> : 通道输出Yh1值对应的模拟电平。
 <Rh1> : 通道输出Rh1值对应的模拟电平。
 <θh1> : 通道输出θh1值对应的模拟电平。
 <Xh2> : 通道输出Xh2值对应的模拟电平。
 <Yh2> : 通道输出Yh2值对应的模拟电平。
 <Rh2> : 通道输出Rh2值对应的模拟电平。
 <θh2> : 通道输出θh2值对应的模拟电平。
 <Noise> : 通道输出Noise值对应的模拟电平。
 <E1> : 通道输出E1值对应的模拟电平。
 <E2> : 通道输出E2值对应的模拟电平。
 <E3> : 通道输出E3值对应的模拟电平。
 <E4> : 通道输出E4值对应的模拟电平。

以下<AUXOUT>选项为[Channel Output]独有部分, 与A、B通道无关:

<AUXOUT>: 通道输出Voltage中设定的电压值。

4. 6. 2 <Offset & Expand>: 偏置与放大设置

通过选择<Offset & Expand>选项进入二级子菜单, 界面如图 32 所示。

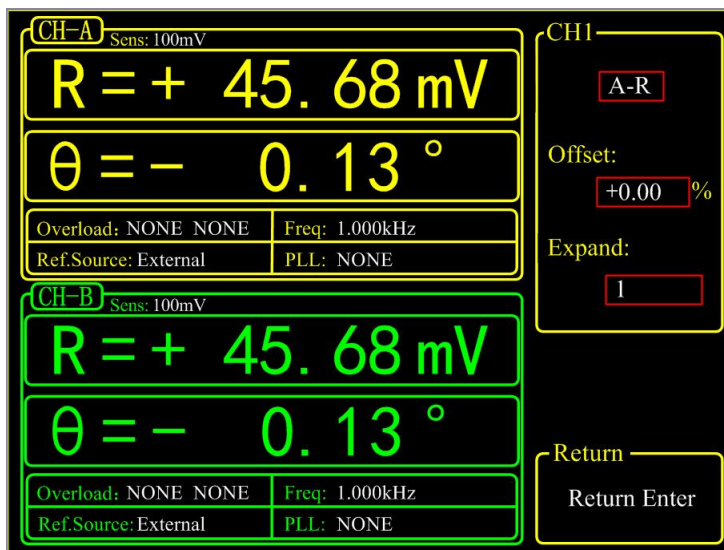


图 32. <Offset&Expand>二级子菜单

4. 6. 2. 1 <Offset & Expand>: 设置对应参数值的偏置及放大

<Offset>偏置设置:

通过数字键盘输入, 可调范围是-100%~ +100%, 其中最小步进为 0.01%, 默认 0.00%。

<Expand>放大设置:

通过数字键盘输入, 可调范围是 1~256, 默认值为 1。但 Expand 的设置使得计算超出了 $\pm 10V$ 的时候, 则输出结果会限制在 $\pm 10V$ 。

☆注: 每一个<R>、<X>、<Y>、<Rh1>等选项值都对应了一个独立的偏置值和放大值。假如设置了<X>的偏置和放大值, 必须同时设置 CH1 或者 CH2 的通道输出源也是<X>, 才能产生效果。

☆注意: <Offset>与<Expand>的设置不会影响动态区域数据框内的数据显示。

4. 6. 3 <Speed>: 输出速率设置

<Slow> : 通道输出 CH1 / CH2 的数据速率为 10 Hz。

<Fast> : 通道输出 CH1 / CH2 的数据速率为 312.5 kHz。

☆注意: CH1 和 CH2 的<Speed>设置是各自独立的。

4. 6. 4 <Voltage>: AUXOUT 输出幅值设置

输入范围为-10V~10V, 分辨率为 0.001V。

此选项仅在<Source>选择<AUXOUT>时出现, 此模式下后面板 CHOUT 接口输出<Voltage>设定的值。

4.7 [SAMPLE]子菜单

[SAMPLE]子菜单用于对测量对象进行采样存储控制。包括了<Step Time>、<Length>、<Select>、<Trigger Mode>和<Sample Mode>的设置，每个菜单可以通过[CH A/B SWITCH]切换通道，通过键盘以及旋钮来进行配置。如图 33 所示。

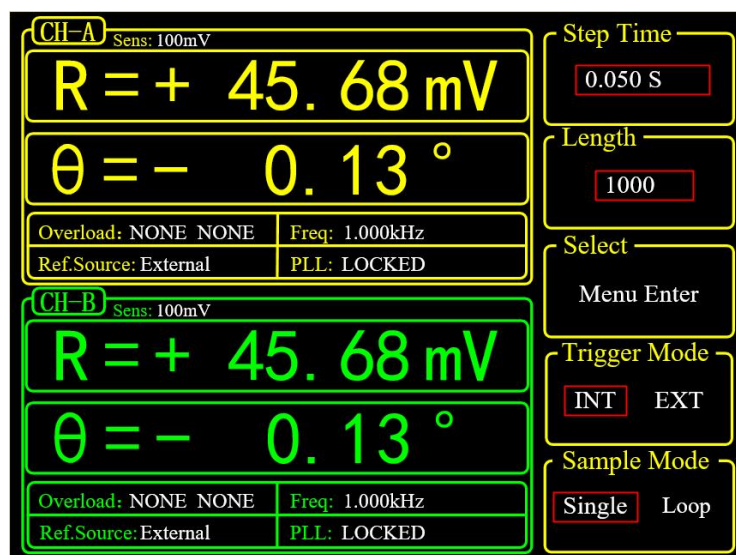


图 33. [SAMPLE]子菜单

[SAMPLE]菜单的设置要配合 CONTROL 区域中的按键来进行采样的开始，暂停，复位等控制。具体见 CONTROL 区域按键介绍。

4.7.1 <Step Time>：采样间隔设置

采样时间间隔设置，范围：1 ms~100s，每一个时间间隔采集一个数据。

4.7.2 <Length>：采样长度设置

采样数据长度设置，范围：1~16384。

当数据采样执行中，如果该选项被设置为小于当前采样点的长度的数值，在单次采样模式中，采样会立即停止，而在循环采样模式中，采样会重头开始采样。

4.7.3 <Select>：采样对象设置

<Select>二级子菜单界面如图 34 所示。

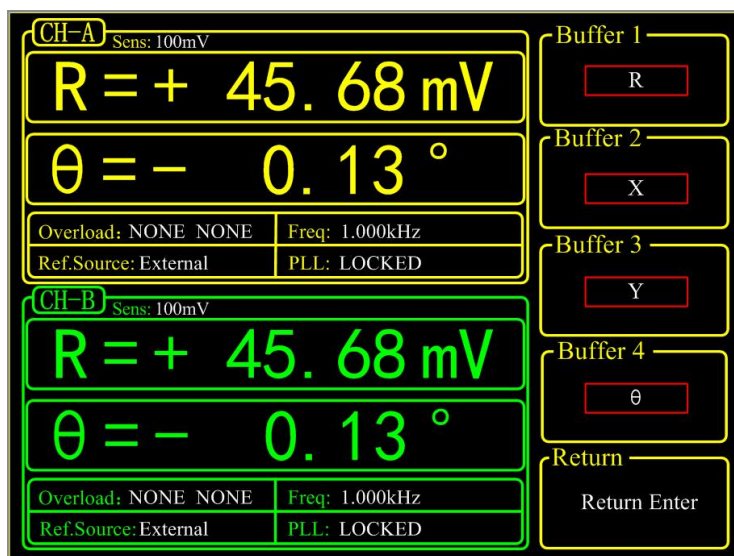


图 34. <Select>二级子菜单

4.7.3.1 <Buffer1-4>: 对四个采样缓存区的选择设置

OE1022D 内部开辟了 8 个存储<Buffer>（每个测量通道各 4 个），每个 Buffer 可以存储 16384 个 32 位数。每个<Buffer>可以记录下面测量中任意一个：

<R>,<X>,<Y>,<theta>,<Rh1>,<Xh1>,<Yh1>,<theta1>,<Rh2>,<Xh2>,<Yh2>,<theta2>,<Noise>,<E1>,<E2>,<E3>,<E4>,<A1>,<A2>,<A3>,<A4>,<Freq>。

只有当采样重新开始时，<Buffer>设置才会生效。同时<Buffer>的选择会影响到<Chart>显示模式下<Trace>的选项。在<Chart>显示模式下，<Trace>只可以选择<Buffer>设置里的测量项。

4.7.4 <Trigger Mode>: 触发模式设置

<INT>: 内部触发模式

<EXT>: 外部触发模式

当内部触发模式时，采样时间间隔由内部产生，通过<Sample Time>中设置。

当外部触发模式时，通过后面板 BNC-TRIG IN 输入采样脉冲，每个采样脉冲采样一次，采样速率不超过 1 kHz。

内部触发模式与外部触发模式都需通过 CONTROL 区域中的按钮来控制开启、停止或复位采样。

4.7.5 <Sample Mode>: 采样模式设置

<Single>: 单次采样模式

<Loop>: 循环采样模式

单次采样模式下，系统采集完一次数据会自动停止，等待下一次开始。循环采集模式下采样自动循环并覆盖原来的采样。

单次采样模式和循环采样模式都需通过 CONTROL 区域中的按钮来控制开启、停止或复位采样。

4.8 [SYSTEM]子菜单

[SYSTEM]子菜单包括OE1022D中的系统资讯与系统设置。如仪器资讯, 屏幕亮度, Remote 通讯设置等。如图 35 所示:

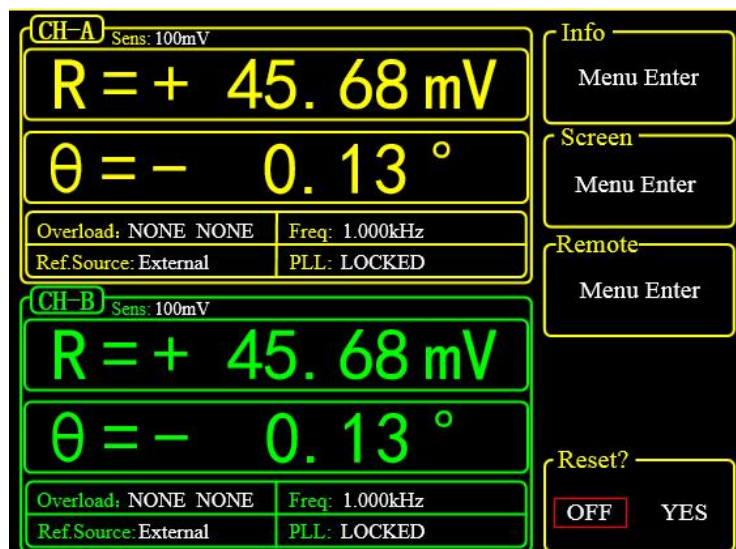


图 35. [SYSTEM]子菜单

4.8.1 <Info>二级子菜单

选择<Info>二级子菜单进入, 界面显示研发单位等信息, 如图 36 所示:

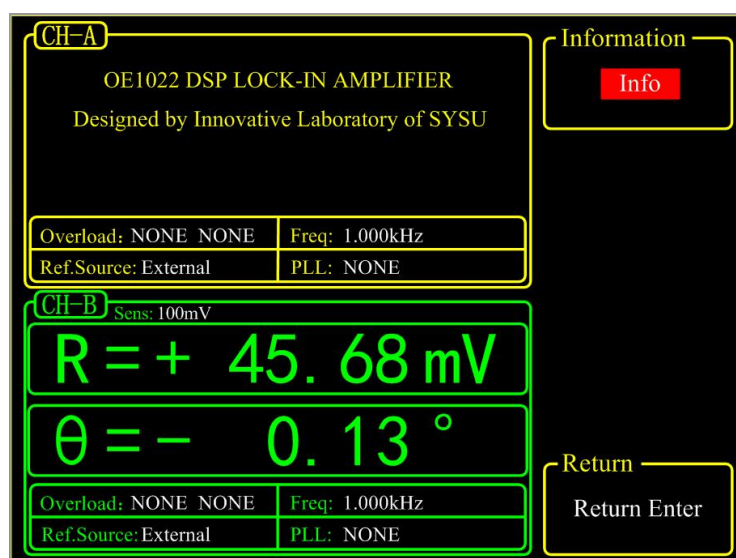


图 36. <INFO>-研发单位

按对应的操作按钮，界面显示 OE1022D 版本，如图 37 所示：

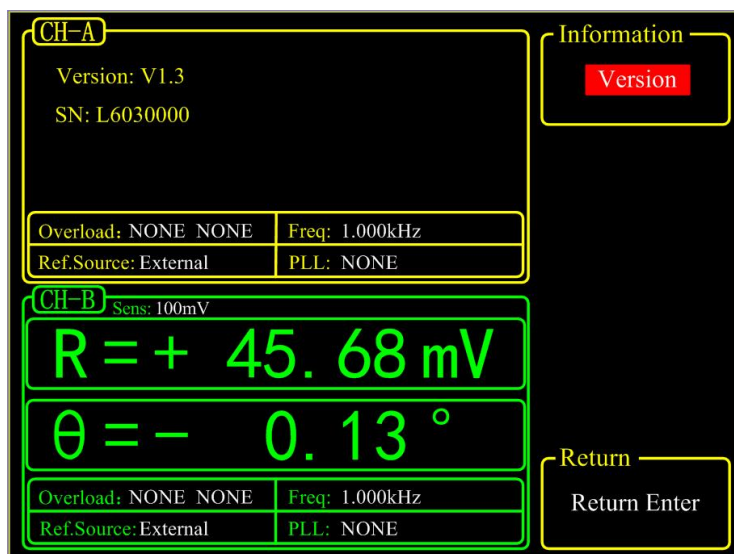


图 37. <INFO>-版本

再次按下按钮，界面显示联系方式，如图 38 所示：

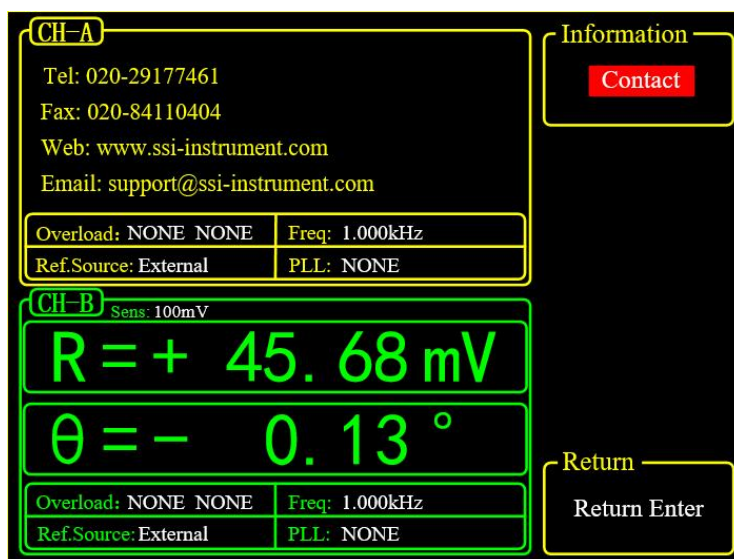


图 38. <INFO>-联系方式

4.8.2 <Screen>二级子菜单

选择<Screen>子菜单进入，如图 39、图 40 所示：

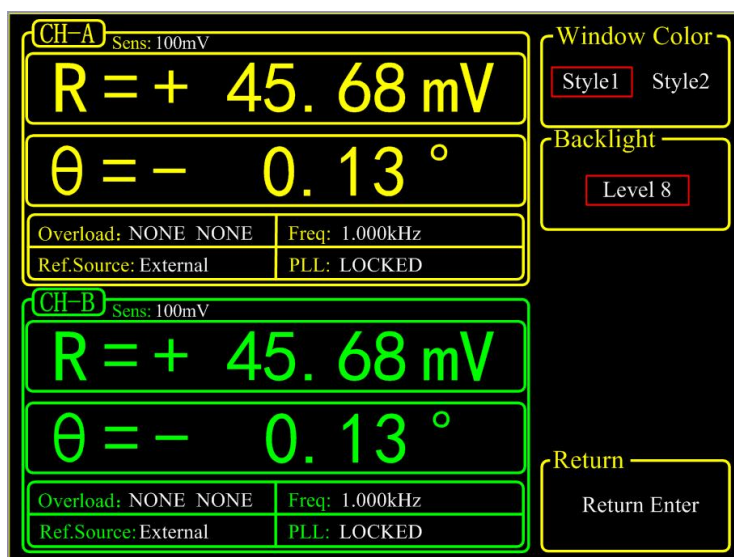


图 39. <Screen>子菜单-<Style1>

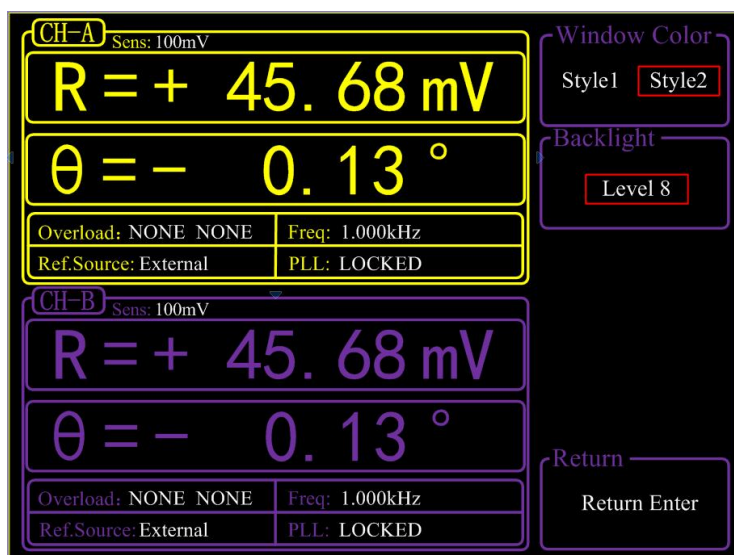


图 40. <Screen>子菜单-<Style2>

此子菜单中包括<Window Color>和<Backlight>两种功能设置：

<Window Color>：界面色调设置

<Style1>：界面主色调为黄色。

<Style2>：界面主色调为绿色。

<Backlight>：背光亮度设置

通过旋钮调节，亮度等级可从<Level1>调节至<Level8>。

4.8.3 <Remote>二级子菜单

选择< Remote>二级子菜单进入，如图 41 所示：

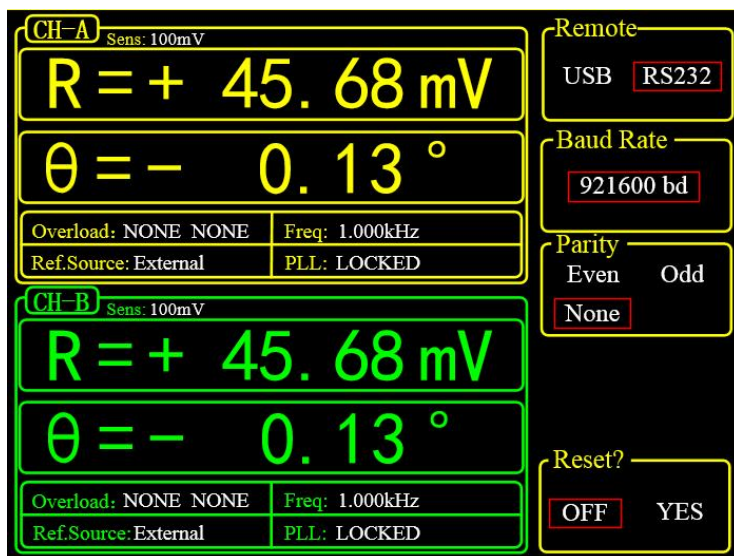


图 41. <Remote>子菜单

此子菜单中包括<Remote>、< Baud Rate >和<Parity>三种功能设置：

< Remote >：通信接口设置

<USB> ：通信接口为方口 USB。

<RS232> ：通信接口为九针公串口。

<Baud Rate>：波特率设置

通过重复按对应软键或旋钮调节波特率，数值可设置为：<600>、<1200>、<2400>、<4800>、<9600>、<19200>、<38400>、<43000>、<56000>、<57600>、<115200>、<230400>、<380400>、<460800>、<921600>。

<Parity>：奇偶校验设置

<Even> ：偶校验

<ODD> ：奇校验

<NONE> ：无校验

注意：通信接口设置为 USB 时< Baud Rate >和<Parity>不需要设置，此设置只针对串口通信

4.8.4 <Reset ? >：锁相放大器复位

按下对应软键会软重启系统。重启后不改变当前设置。

4.9 [AUTO SET]子菜单

[AUTO SET]子菜单包括 OE1022D 中的 4 种自动设置，每个菜单可以通过[CH A/B SWITCH]切换通道，通过键盘以及旋钮来进行配置。如图 42 所示：

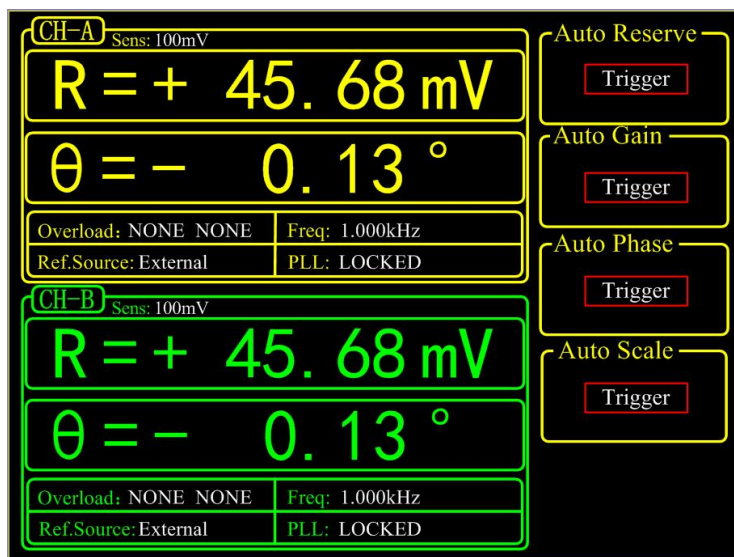


图 42. AUTO SET 子菜单

4.9.1 <Auto Reserve>：自动设置动态储备功能

当按下<Auto Reserve>按钮时，系统会根据当前的信号而自动改变<Reserve>的设置。其原则是选取测量当前信号的最小动态储备的设置。

4.9.2 <Auto Gain>：自动设置灵敏度功能

当按下<Auto Gain>按钮时，系统会根据当前的 R 值自动改变<Sensitivity>设置，其原则就是在不超过最大灵敏度下选择合适的<Sensitivity>。OE1022D 的<Auto Gain>功能需要一定的响应时间（一般小于 5 秒），如果当前的 R 值波动较大时，<Auto Gain>设置有可能不成功。此时请切换至[GAIN/TC]子菜单进行手动设置。

4.9.3 <Auto Phase>：自动移相功能

当按下<Auto Phase>按钮时，OE1022D 会调整参考信号的相移使得测得的输入信号相位为 0°。该功能需要一定的响应时间（一般小于 5 秒），如果当前的θ值波动较大时，<Auto Phase>设置有可能不成功。此时请切换至[REF/PHASE]子菜单手动设置<Phase>值。

4.9.4 <Auto Scale>：自动刻度功能

当按<Auto Scale>按钮时，OE1022D 会根据输入信号 R 值来自动调整相应的 Scale 刻度值，使显示的数值尽量在较大量程里面。该功能只影响显示，输入输出不会受到影响。同时，也可以通过[DISPLAY]子菜单里的<Range>手动设置。

4. 10 其他功能键说明

4. 10. 1 [CH A/B SWITCH] 键设置

[CH A/B SWITCH]为双通道的切换键。根据当前功能栏选择的通道切换显示为另一通道的功能栏，从而对另一通道参数进行配置。每个通道的配置需要单独设置。

4. 10. 2 [CONTROL] 菜单

控制区域包含四个按钮，分别为[START CONT]、[PAUSE CLEAR]、[CURSOR]、[ACTIVE CHART]。配合[SAMPLE]菜单与<Chart>图，控制当前数据采集的开启、暂停和复位，选择[CURSOR]标尺和选择<Chart>与显示等。

4. 10. 2. 1 [START/CONT]：开启或继续数据采集

[START/CONT]按键功能有两个，一是开始新的采样[START],二是继续被暂停的采样[CONTINUE]。

采样开始使测量数据按照[SAMPLE]菜单中设定的采样率保存到内部 Buffer 上。如果当前是<Chart>图状态，采样的数据会同步显示在<Chart>图上。否则，系统会在后台保存好数据。

单次采样模式下，当采样点数到达了采样长度就会自动停止采样。当系统采样在停止状态，只要再次按开启采样按键，系统又会从头开始采样直到结束点处停止。

当系统在采样期间被暂停时[PAUSE]，可以通过该按键继续未完成的采样。

4. 10. 2. 2 [PAUSE/CLEAR]：暂停采样或清空采样数据

[PAUSE/CLEAR]按键功能有两个，一是暂停采样[PAUSE],二是复位采样[CLEAR]。

数据采集进行中可通过该按键来暂停数据采集，如果在<Chart>图状态，<Chart>图会跟着暂停。在暂停状态下再次按一次该按键会清空采样数据并转为停止状态。如果<Chart>图状态，所绘制的采样曲线也会同时清除。

4. 10. 2. 3 [CURSOR]：<Chart>图中标尺的显示和隐藏

[CURSOR]按键功能有两个：一是在<Chart>图调出或隐藏<Cursor>，二是在其他状态下重新选中<Cursor>的作用。

当<Chart>图中没有<Cursor>时，该按键能调出并选中<Cursor>，接下来就可以通过转动旋钮来移动<Cursor>读取测量数值。当<Cursor>已调出但是没有被选中（例如<Sensitivity>选项参数设置在高亮状态，旋钮只作用于该参数设定），[CURSOR]按键可以重新选中<Cursor>。在选中<Cursor>的状态下再按一下[CURSOR]按键就可以把<Cursor>隐藏起来。

通过旋钮来调整<Cursor>时，当<Cursor>超出到<Chart>图的两个边沿时，<Chart>图会执行换页操作，也可以通过<Disp More> 菜单的<Curve Point>直接定位。数据采集进行中或暂停中都可以使用[CURSOR]功能。

4. 10. 2. 4 [ACTIVE CHART]：选择<Chart>图为活动区域

[ACTIVE CHART]按键用于选择<Top>或<Bottom>区域的<Chart>图为当前活动区，只有被选为活动区的<Chart>图，[CURSOR]才会对该区域作用，被选中的活动区<Chart>图左上角会高亮显示。

<Full>区域的<Chart>图一直是活动区，该按键对<Full>区不起任何作用。

5. 远程编程

5.1 OE1022D 命令语法

上位机与 OE1022D 的通信使用 ASCII 字符来进行。命令符使用大写，所有命令均由四个命令字符（如有必要可带上参数）和一个命令终结符组成。当使用 RS232 转 USB 接口通信时，终结字符必须是一个换行符<lf>或回车符<cr>。OE1022D 只有在收到命令终结符时，才会执行用户输入的命令。命令可能需要一个或多个参数，多个参数之间用逗号分隔(,)。

多个命令可以在同一命令行发送，但命令之间需要添加分号(;). 在同一行发送多个命令和分别发送几个独立命令的区别在于：当一个命令行被解析和执行时，在整个命令行执行完成之前，OE1022D 无法执行其他命令。

OE1022D 有一个容量为 256 个字符的输入缓存区，并根据接收命令的顺序来处理命令。当缓存区写满时，最新命令将会把最旧并已执行命令覆盖。建议输入多个命令时不要超过 256 个字符。

OE1022D 允许用户通过命令查询内部参数的当前值。查询命令的格式为由当前命令后加上一个问号“?”并省略原命令所需的一个或多个参数。OE1022D 以 ASCII 字符串的形式返回用户所查询的参数，如果一个命令行中发送多个查询(用分号隔开)的话，应答将会一个一个地返回，每个都对应一个终结符。

另外为了保证兼容性，OE1022D 仍然支持 OE1022 的通讯指令，但只能返回 A 通道的测量数据。如果要返回 B 通道测量数据，必须使用本章介绍的命令。

命令格式举例：

FMODD 1, 1 <cr>	设置通道 A 的参考源为内部参考
FREQD 1, 10E3 <cr>	设置通道 A 的内部参考信号频率为 10kHz
OUTPD? 2, 1 <cr>	查询通道 B 的通道 1 的输出值

5.2 详细的命令列表

每一个命令所指定的参数是有严格顺序的，不同参数之间用逗号(,)分隔。在大括号{}里面的参数是可选的，不需要每个都填写。只有在命令后面加上(?)的助记符时，才会启动查询命令，没有(?)是不会查询的。注意：在发送命令时()和{}都不需要发送。

变量定义如下：

i, j, k, l, m, n	整数
x	实数
f	频率值

以上所有的数值变量均可以被表示为整数、浮点数或指数格式（例如，数字 5 可以表示为 5, 5.0, .5E1）。而字符串则被作为一个 ASCII 字符序列的形式发送。

其中 i 用于指定通道 A (CH-A) 或通道 B (CH-B)，i=1 代表通道 A，i=2 代表通道 B。

5.2.1 参考与相位指令

PHASD (?) i {, x}	PHASD 指令用于设置或查询参考相移。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指相位值 (实数值, 单位: $^{\circ}$)。用 PHASD i, x 命令可以设置通道 A (i=1) 或 B (i=2) 的相移值为 x。 x 的值会被四舍五入到 0.01°。相位限制在 $\pm 180^{\circ}$。例如, 发送 PHASD 1, -179.0 这条指令会设置 OE1022D 通道 A 的相移值为 -179.00°。而指令 PHASD? 1 则是发送查询通道 A 的参考相移指令。
FMODD (?) i {, j}	FMODD 指令用于设置或查询参考信号源。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j=0 时选择外部参考, j=1 时选择内部参考, j=2 时选择内部扫频参考。
FREQD (?) i {, f}	FREQD 指令用于设置或查询内部参考信号的频率。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 f 是指频率值 (单位: Hz)。指令 FREQD? 1 会返回通道 A 当前的参考信号频率 (内部或外部)。
RSLPD (?) i {, j}	当使用外部参考源时, RSLPD 指令用于设置或查询参考信号当前的触发方式。 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j=0 时设置 TTL 上升沿触发; 参数 j=1 时设置 TTL 下降沿触发; 参数 j=2 时设置正弦波过零检测。当频率低于 1Hz 时, 必须使用 TTL 触发方式。
SWTPD (?) i {, j}	SWTPD 指令用于设置或查询内部扫频模式, 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j=0 时选择 Linear 模式, j=1 时选择 Log 模式。
SLLMD (?) i {, f}	SLLMD 指令用于设置或查询内部扫频模式下的 Start 开始频率。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 f 是指定 Start 频率 (单位: Hz)。指令 SLLMD? 1 会返回通道 A 内部扫频模式的 Start 开始频率。f 值可设置范围 0-102KHz, 最小分辨率为 1mHz。
SULMD (?) i {, f}	SULMD 指令用于设置或查询内部扫频模式下 Stop 截止频率。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 f 是指定 Stop 频率 (单位: Hz)。指令 SULMD? 1 会返回通道 A 内部扫频模式的 Stop 截止频率。f 值可设置范围 0-102KHz, 最小分辨率为 1mHz。
SSLLD (?) i {, f}	SSLLD 指令用于设置或查询内部扫频模式在 Linear 模式下的 Step 步进频率。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 f 是指定 Step 频率 (单位: Hz)。指令 SSLLD? 1 会返回通道 A 的 Step 步进频率。f 值可设置范围 0-102KHz, 最小分辨率为 1mHz。
SSLGD (?) i {, x}	SSLGD 指令用于设置或查询内部扫频模式在 Log 模式下的百分比数值。参数 i 是指定通道 A/B,

	参数 x 是指定百分比数值 (单位: %)。指令 SSLGD? 1 会返回通道 A 内部扫频模式的百分比数值。x 值可设置范围 0-100, 最小分辨率为 0.001。如 x 值为 50, 代表 50%。
STLMD (?) i {, j}	STLMD 指令用于设置或查询内部扫频模式下的步进时间 Time。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定步进时间 (单位: ms)。指令 STLMD? 1 会返回通道 A 内部扫频模式的步进时间 Time。j 值可设置范围 1ms-100s, 最小分辨率为 1ms。
SWRMD (?) i {, j}	SWRMD 指令用于设置或查询内部扫频下运行模式。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定执行模式。j=0 时选择扫频停止模式 STOP, j=1 时选择单次扫频模式 Single, j=2 时选择循环扫频模式 Loop。
HARMD (?) i, j {, k}	HARMD 指令用于设置或查询谐波检测。 发送该指令时 i, j 必须设置, 参数 i 是指定通道 A/B, j=1 时选择谐波 1, j=2 时选择谐波 2; 参数 k 可以设置为 1 到 32767 之间的整数。HARMD i, j, k 指令将会设置 OE1022D 检测输入参考频率的 k 次谐波。参数 k 必须满足 $k \cdot f \leq 102 \text{ kHz}$ 。如果 k 次谐波的值大于 102 kHz, 那么谐波次数 j 会被自动设置为满足条件 $k \cdot f \leq 102 \text{ kHz}$ 的 k 的最大值。
SLVLD (?) i {, x}	SLVLD 指令用于设置或查询输出的同步正弦波的幅度。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 指幅度电压 (实数值, 单位: V)。x 的值会被四舍五入到 0.001V。参数 x 必须满足 $0.001 \leq x \leq 5.000$ 。
SWVTD (?) i {, j}	SWVTD 指令用于设置或查询 sine output 的输出类型。参数 i 是指定通道 A/B, j=0 时选择固定幅值模式输出, j=1 时选择 Linear 线性扫幅模式输出, j=2 时选择 Log 对数扫幅模式输出, j=3 时选择 DC 直流输出模式。
SVLLD (?) i {, x}	SVLLD 指令用于设置或查询 Sine Output 扫幅模式下的 Start 开始幅值。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指定开始幅值 (单位: V)。指令 SVLLD? 1 会返回通道 A 扫幅的 Start 开始幅值。x 值最小分辨率为 0.001V。x 必须满足 $0.001 \leq x \leq 5.000$ 。
SVULD (?) i {, x}	SVULD 指令用于设置或查询 Sine Output 扫幅模式下的 Stop 截止幅值。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指定截止幅值 (单位: V)。指令 SVULD? 1 会返回通道 A 扫幅的 Stop 截止幅值。x 值最小分辨率 0.001V。参数 x 必须满足 $0.001 \leq x \leq 5.000$ 。
SVSLD (?) i {, x}	SVSLD 指令用于设置或查询 Sine Output 扫幅 Linear 模式下的 Step 步进幅值。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指定步进幅值 (单位: V)。指令

	SVSLD? 1 会返回通道 A 的 Linear 模式扫幅的 Step 步进幅值。X 值最小分辨率 0.001V。参数 x 必须满足 $0.001 \leq x \leq 5.000V_{rms}$ 。
SVSGD (?) i {, x}	SVSGD 指令用于设置或查询 Sine Output 扫幅 Log 对数模式下的百分比数值。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指定百分比数值 (单位: %)。指令 SVSGD? 1 会返回通道 A 的 Log 对数扫幅模式的百分比数值。X 值最小分辨率 0.001。x 范围为 0-100。如 x 值为 50, 代表 50%。
SVTMD (?) i {, x}	SVULD 指令用于设置或查询 Sine Output 扫幅模式下的步进时间 Time。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指定步进时间 (单位: ms)。指令 SVULD? 1 会返回通道 A 扫幅的步进时间 Time。x 值可设置范围 1ms-100s, 最小分辨率为 1ms。
SVRMD (?) i {, j}	SVRMD 指令用于设置或查询 Sine Output 扫幅模式下的执行模式。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定执行模式。j=0 时选择扫幅停止模式 Stop, j=1 时选择单次扫幅模式 Single, j=2 时选择循环扫幅模式 Loop。
SVDGD (?) i {, x}	SVDGD 指令用于设置或查询 Sine Output 直流模式下的直流输出幅值。参数 i 是指定通道 A/B, 参数 x 是指定幅度电压 (实数值, 单位: V)。参数 x 设置范围 $-10V \leq x \leq 10V$, 分辨率为 0.001V。

5.2.2 Equation 指令

EQCDD ? i, j {, k, l, m}	EQCDD 指令用于设置或查询四个 Equation 公式中 A、B 和 C 三个系数所选取的参数值。发送该指令时参数 i、j 必须设置, 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定四条公式。j=1 时选择公式 1, j=2 时选择公式 2, j=3 时选择公式 3, j=4 时选择公式 4。 k、l、m 分别代表 Equation 中的 A, B, C。 参数 k、l、m 的选择具体如下: <table border="1" data-bbox="699 582 1273 1482"> <thead> <tr> <th>k, l, m</th><th>Parameter</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>R</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>Y</td></tr> <tr><td>3</td><td>θ</td></tr> <tr><td>4</td><td>Rh1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Xh1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Yh1</td></tr> <tr><td>7</td><td>θ h1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rh2</td></tr> <tr><td>9</td><td>Xh2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Yh2</td></tr> <tr><td>11</td><td>θ h2</td></tr> <tr><td>12</td><td>Noise</td></tr> <tr><td>13</td><td>A1</td></tr> <tr><td>14</td><td>A2</td></tr> <tr><td>15</td><td>A3</td></tr> <tr><td>16</td><td>A4</td></tr> <tr><td>17</td><td>Freq</td></tr> <tr><td>18</td><td>C1</td></tr> <tr><td>19</td><td>C2</td></tr> </tbody> </table> 例如发送指令 EQCD 1, 2, 0, 18, 17 就代表了把通道 A 的公式 2 配置为: $E2 = R * C1 / \text{Freq}$。 指令 EQCDD? i, j 用于查询通道 i 的公式 j 所配置的系数, 会返回 A、B 和 C 三个对应参数值的序号, 三个序号以逗号(,)分隔开。例如, 发送指令 EQCD? 1, 2 后返回字符串为"0, 18, 17", 那么表示通道 A 公式 2 的 A 系数为 R 值, B 系数为 C1, C 系数为 Freq。	k, l, m	Parameter	0	R	1	X	2	Y	3	θ	4	Rh1	5	Xh1	6	Yh1	7	θ h1	8	Rh2	9	Xh2	10	Yh2	11	θ h2	12	Noise	13	A1	14	A2	15	A3	16	A4	17	Freq	18	C1	19	C2
k, l, m	Parameter																																										
0	R																																										
1	X																																										
2	Y																																										
3	θ																																										
4	Rh1																																										
5	Xh1																																										
6	Yh1																																										
7	θ h1																																										
8	Rh2																																										
9	Xh2																																										
10	Yh2																																										
11	θ h2																																										
12	Noise																																										
13	A1																																										
14	A2																																										
15	A3																																										
16	A4																																										
17	Freq																																										
18	C1																																										
19	C2																																										
EQCSD (?) i, j {, x}	EQCSD 指令用于设置或查询两个系数值 C1、C2。发送该指令时参数 i、j 必须设置, 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定系数。j=1 时选择系数 C1 的设置, j=2 时选择系数 C2 的设置。																																										

	参数 x 用于设置系数值, 范围是 $-10.000 \leq x \leq 10.000$。 例如发送指令 EQCS 1, 2, 5.00 会设置通道 A 的系数 C2 的值为 5.00。
--	--

5.2.3 输入与滤波器指令

ISRC D (?) i {, j}	ISRC D 指令用于设置或查询输入信号的方式。 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定输入信号类型。参数 j=0 时选择 A (单端电压信号输入); j=1 时选择 A-B (差分电压输入); j=2 时选择 1 M Ω (电流输入, 放大倍数 10E6 V/A); j=3 时选择 100 M Ω (电流输入, 放大倍数 10E8 V/A)。
IGNDD (?) i {, j}	IGNDD 指令用于设置或查询输入接地方式。 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定输入接地方式。参数 j=0 时选择 Float 模式 (输入接头地与仪器地通过 10k Ω 电阻隔离); j=1 时选择 Ground 模式 (输入接头地与仪器地通过 10 Ω 电阻短接)。
ICPLD (?) i {, j}	ICPLD 指令用于设置或查询输入耦合方式。 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定输入耦合方式。参数 j=0 时选择 AC (交流耦合输入); j=1 时选择 DC (直流耦合输入)。
ILIND (?) i {, j}	ILIND 指令用于设置或查询陷波器的开启或关闭状态。 参数 i 是指定通道 A/B, 参数 j 是指定陷波器状态。参数 j=0 时选择关闭陷波器; j=1 时选择开启 50Hz 陷波器; j=2 时选择同时开启 50Hz 和 100Hz 陷波器; j=3 时选择开启 100Hz 陷波器。

5.2.4 灵敏度和时间常数指令

SENSD (?) i {, j}	SENSD 指令用于设置或查询系统的灵敏 (sensitivity)。 参数 i 用于指定通道 A/B, 参数 j 用于选择不同的量程 具体如下: <table> <tr> <th>j sensitivity</th><th>j sensitivity</th></tr> <tr><td>0: 1 nV/fA</td><td>14: 50 uV/pA</td></tr> <tr><td>1: 2 nV/fA</td><td>15: 100 uV/pA</td></tr> <tr><td>2: 5 nV/fA</td><td>16: 200 uV/pA</td></tr> <tr><td>3: 10 nV/fA</td><td>17: 500 uV/pA</td></tr> <tr><td>4: 20 nV/fA</td><td>18: 1 mV/nA</td></tr> <tr><td>5: 50 nV/fA</td><td>19: 2 mV/nA</td></tr> <tr><td>6: 100 nV/fA</td><td>20: 5 mV/nA</td></tr> <tr><td>7: 200 nV/fA</td><td>21: 10 mV/nA</td></tr> <tr><td>8: 500 nV/fA</td><td>22: 20 mV/nA</td></tr> <tr><td>9: 1 uV/pA</td><td>23: 50 mV/nA</td></tr> <tr><td>10: 2 uV/pA</td><td>24: 100 mV/nA</td></tr> <tr><td>11: 5 uV/pA</td><td>25: 200 mV/nA</td></tr> <tr><td>12: 10 uV/pA</td><td>26: 500 mV/nA</td></tr> <tr><td>13: 20 uV/pA</td><td>27: 1 V/uA</td></tr> </table>	j sensitivity	j sensitivity	0: 1 nV/fA	14: 50 uV/pA	1: 2 nV/fA	15: 100 uV/pA	2: 5 nV/fA	16: 200 uV/pA	3: 10 nV/fA	17: 500 uV/pA	4: 20 nV/fA	18: 1 mV/nA	5: 50 nV/fA	19: 2 mV/nA	6: 100 nV/fA	20: 5 mV/nA	7: 200 nV/fA	21: 10 mV/nA	8: 500 nV/fA	22: 20 mV/nA	9: 1 uV/pA	23: 50 mV/nA	10: 2 uV/pA	24: 100 mV/nA	11: 5 uV/pA	25: 200 mV/nA	12: 10 uV/pA	26: 500 mV/nA	13: 20 uV/pA	27: 1 V/uA
j sensitivity	j sensitivity																														
0: 1 nV/fA	14: 50 uV/pA																														
1: 2 nV/fA	15: 100 uV/pA																														
2: 5 nV/fA	16: 200 uV/pA																														
3: 10 nV/fA	17: 500 uV/pA																														
4: 20 nV/fA	18: 1 mV/nA																														
5: 50 nV/fA	19: 2 mV/nA																														
6: 100 nV/fA	20: 5 mV/nA																														
7: 200 nV/fA	21: 10 mV/nA																														
8: 500 nV/fA	22: 20 mV/nA																														
9: 1 uV/pA	23: 50 mV/nA																														
10: 2 uV/pA	24: 100 mV/nA																														
11: 5 uV/pA	25: 200 mV/nA																														
12: 10 uV/pA	26: 500 mV/nA																														
13: 20 uV/pA	27: 1 V/uA																														
RMODD (?) i {, j}	RMODD 指令用于设置或查询动态储备模式。参数 i 用于指定通道 A/B, 参数 j 用于指定动态储备模式。参数 j=0 时选择 Low Noise; j=1 时选择 Normal; j=2 时选择 High Reserve。																														
OFLTD (?) i {, j}	OFLTD 指令用于设置或查询滤波器的时间常数。参数 i 用于指定通道 A/B, 参数 j 用于选择不同的时间常数。 具体如下: <table> <tr> <th>j time constant</th><th>j time constant</th></tr> <tr><td>0: 10 us</td><td>9: 300 ms</td></tr> <tr><td>1: 30 us</td><td>10: 1 s</td></tr> <tr><td>2: 100 us</td><td>11: 3 s</td></tr> <tr><td>3: 300 us</td><td>12: 10 s</td></tr> <tr><td>4: 1 ms</td><td>13: 30 s</td></tr> <tr><td>5: 3 ms</td><td>14: 100 s</td></tr> <tr><td>6: 10 ms</td><td>15: 300 s</td></tr> <tr><td>7: 30 ms</td><td>16: 1000 s</td></tr> <tr><td>8: 100 ms</td><td>17: 3000 s</td></tr> </table>	j time constant	j time constant	0: 10 us	9: 300 ms	1: 30 us	10: 1 s	2: 100 us	11: 3 s	3: 300 us	12: 10 s	4: 1 ms	13: 30 s	5: 3 ms	14: 100 s	6: 10 ms	15: 300 s	7: 30 ms	16: 1000 s	8: 100 ms	17: 3000 s										
j time constant	j time constant																														
0: 10 us	9: 300 ms																														
1: 30 us	10: 1 s																														
2: 100 us	11: 3 s																														
3: 300 us	12: 10 s																														
4: 1 ms	13: 30 s																														
5: 3 ms	14: 100 s																														
6: 10 ms	15: 300 s																														
7: 30 ms	16: 1000 s																														
8: 100 ms	17: 3000 s																														
OFSLD (?) i {, j}	OFSLD 指令用于设置或查询低通滤波器的滚降。 参数 i 用于指定通道 A/B, 参数 j 用于指定滤波器的滚降。 参数 j=0 时选择 6dB/oct; j=1 时选择 12 dB/oct; j=2 时选择 18 dB/oct; j=3 时选择 24 dB/oct。																														
SYNCD (?) i {, j}	SYNCD 指令用于设置或查询同步滤波器的开关状态。一般当参考频率低于 200Hz 时需要开启同步滤波器。参数 i 用于指定通道 A/B, 参数 j 用于指定同步滤波器的开关状态。参数 j=0 时关闭同步滤波器; j=1 时开启同步滤波器。																														

5.2.5 显示和输出指令

FPOPD (?) j {, k}	FPOPD 指令用于设置或查询 OE1022D 后面板的输出通道。	
	发送该指令时参数 j 必须设置, j=1 时选择 CH1(输出通道一); j=2 时选择 CH2(输出通道二)。	
	参数 k 用于选择输出值的类型。	
	具体如下:	
	k	Parameter
	0	A-R
	1	A-X
	2	A-Y
	3	A- θ
	4	A-Rh1
	5	A-Xh1
	6	A-Yh1
	7	A- θ h1
	8	A-Rh2
	9	A-Xh2
	10	A-Yh2
	11	A- θ h2
	12	A-Noise
	13	A-E1
	14	A-E2
	15	A-E3
	16	A-E4
	17	B-R
	18	B-X
	19	B-Y
	20	B- θ
	21	B-Rh1
	22	B-Xh1
	23	B-Yh1
	24	B- θ h1
	25	B-Rh2
	26	B-Xh2
	27	B-Yh2
	28	B- θ h2
	29	B-Noise
	30	B-E1
	31	B-E2
	32	B-E3

	<table><tr><td>33</td><td>B-E4</td></tr><tr><td>34</td><td>AUXOUT</td></tr></table>	33	B-E4	34	AUXOUT																																						
33	B-E4																																										
34	AUXOUT																																										
OEXPD (?) j, k[, x, k]	OEXPD 指令用于设置或查询相应参数值的偏置和放大倍数。发送该指令时参数 j 和 k 必须设置, j=1 时选择 CH1 (输出通道一); j=2 时选择 CH2 (输出通道二)。参数 k 用于选择参数值的类型. 具体如下: <table><tr><td>k</td><td>Parameter</td></tr><tr><td>0</td><td>A-R</td></tr><tr><td>1</td><td>A-X</td></tr><tr><td>2</td><td>A-Y</td></tr><tr><td>3</td><td>A-Rh1</td></tr><tr><td>4</td><td>A-Xh1</td></tr><tr><td>5</td><td>A-Yh1</td></tr><tr><td>6</td><td>A-Rh2</td></tr><tr><td>7</td><td>A-Xh2</td></tr><tr><td>8</td><td>A-Yh2</td></tr><tr><td>9</td><td>A-Noise</td></tr><tr><td>10</td><td>B-R</td></tr><tr><td>11</td><td>B-X</td></tr><tr><td>12</td><td>B-Y</td></tr><tr><td>13</td><td>B-Rh1</td></tr><tr><td>14</td><td>B-Xh1</td></tr><tr><td>15</td><td>B-Yh1</td></tr><tr><td>16</td><td>B-Rh2</td></tr><tr><td>17</td><td>B-Xh2</td></tr><tr><td>18</td><td>B-Yh2</td></tr><tr><td>19</td><td>B-Noise</td></tr></table> 参数 x 用于设置偏置值, 范围是(-100.00≤x ≤100.00)%. 参数 l 用于设置输出放大倍数, 范围是(1≤l ≤256)。 例如发送指令 OEXPD 1, 2, 50.00, 2 会设置通道 1 的参数值 Y 的偏置为 50%, 输出放大倍数为 2 倍。该指令中 x 和 l 值都需要发送。 指令 OEXPD? 1, k 用于查询输出通道一的参数 k 对应参数值的偏置值和放大倍数。返回的字符串包括偏置值和放大倍数, 两者以逗号(,)分隔开。例如, 发送指令 OEXPD? 1, 2 后返回字符串为 "50.00, 10", 那么表示输出通道一的参数 Y 的偏置为 50.00%, 放大倍数是 10 倍。	k	Parameter	0	A-R	1	A-X	2	A-Y	3	A-Rh1	4	A-Xh1	5	A-Yh1	6	A-Rh2	7	A-Xh2	8	A-Yh2	9	A-Noise	10	B-R	11	B-X	12	B-Y	13	B-Rh1	14	B-Xh1	15	B-Yh1	16	B-Rh2	17	B-Xh2	18	B-Yh2	19	B-Noise
k	Parameter																																										
0	A-R																																										
1	A-X																																										
2	A-Y																																										
3	A-Rh1																																										
4	A-Xh1																																										
5	A-Yh1																																										
6	A-Rh2																																										
7	A-Xh2																																										
8	A-Yh2																																										
9	A-Noise																																										
10	B-R																																										
11	B-X																																										
12	B-Y																																										
13	B-Rh1																																										
14	B-Xh1																																										
15	B-Yh1																																										
16	B-Rh2																																										
17	B-Xh2																																										
18	B-Yh2																																										
19	B-Noise																																										

SPEDD (?) j {, k}	SPEDD 指令用于设置或查询 Channel Output 的执行模式。参数 j=1 时选择 CH1 (输出通道一); j=2 时选择 CH2 (输出通道二)。参数 k=0 时选择为 Slow 模式, k=1 时选择 Fast 模式。 Fast 模式时只能选择 R, X, Y 值的输出, 当 Slow 模式当前选择不是 R, X, Y 值时, 切换到 Fast 模式时, 输出值会自动选择为 R 值。
CAUXD (?) j {, x}	CAUXD 指令用于设置或查询 Channel Output 在 AUXOUT 输出模式时的直流幅值。参数 j=1 时选择 CH1 (输出通道一); j=2 时选择 CH2 (输出通道二)。参数 x 是指定幅度电压 (实数值, 单位: V)。参数 x 设置范围 $-10V \leq x \leq 10V$, 分辨率为 0.001V。

5.2.6 保存读取设置指令

SSETD i	SSETD i 指令用于把 OE1022D 当前的设置保存到设置缓存区中，即 Setting buffer i ($1 \leq i \leq 4$)。 Setting buffer 里面的配置信息在 OE1022D 断电后可保存，用于下次开机时使用。
RSETD i	RSETD i 指令用于读取 Setting buffer i ($1 \leq i \leq 5$) 里的设置。读取成功后，OE1022D 内部参数将会被设置成与 Setting buffer i 里面相同的参数。 i=1,2,3,4 为用户自定义的设置，i=5 为系统出厂默认设置。例如，指令 RSETD 5 设备内部的所有状态与参数都会重置为默认值。

5.2.7 自动设置指令

AGAND i	AGAND 指令用于打开自动设置增益的功能。参数 i 用于指定通道 A/B。该指令作用和在前面板按下[Auto Gain]键的作用是一样的。 如果时间常数设置较长，设置自动增益将会耗费一些时间。
ARSVD i	ARSVD 指令用于打开自动设置动态储备的功能。参数 i 用于指定通道 A/B。该指令作用和在前面板按下[Auto Reserve]键的作用是一样的。 自动设置动态储备需要耗费一些时间。
APHSD i	APHSD 指令用于打开自动设置相位的功能。参数 i 用于指定通道 A/B。该指令作用和在前面板按下[Auto Phase]键的作用是一样的。 自动设置相位需要耗费一些时间。在自动设置完成之前，不要再次发送 APHSDi 指令。另外，如果相位不稳定，那么该指令将无效。 可以通过 PHASD (?) i 指令来查询当前的相位偏移值，以确定 APHSD 指令有没有生效。
ASCLD i	ASCLD 指令用于打开自动设置显示刻度的功能。参数 i 用于指定通道 A/B。该指令作用和在前面板按下[Auto Scale]键的作用是一样的。

5.2.8 数据存储指令

SRATD (?) i {, x}	SRATD 指令用于设置或查询数据采样的步进时间。参数 i 用于指定通道 A/B，参数 x 用于设置步进时间。指令 SRATD? 1 会返回通道 A 采样的步进时间值。x 值可设置范围 1ms-100s，最小分辨率为 1ms。																																														
SLEND (?) i {, j}	SLEND 指令用于设置或查询数据采样的长度。参数 i 用于指定通道 A/B，参数 j 用于设置采样长度。最大值只能是 16384。																																														
SSLED (?) i, j {, k}	SSLED 指令用于设置或查询四个缓存区所选取的参数值。发送该指令时参数 i, j 必须设置，参数 i 用于指定通道 A/B，参数 j 用于指定参数值。参数 j=1 时选择缓存区 Buffer1, j=2 时选择缓存区 Buffer2, j=3 时选择缓存区 Buffer3, j=4 时选择缓存区 Buffer4。 k 表示缓存 Buffer 中记录的测量值 参数 j 的选择具体如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>k</th><th>Parameter</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>R</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>Y</td></tr> <tr><td>3</td><td>θ</td></tr> <tr><td>4</td><td>Rh1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Xh1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Yh1</td></tr> <tr><td>7</td><td>θ h1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rh2</td></tr> <tr><td>9</td><td>Xh2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Yh2</td></tr> <tr><td>11</td><td>θ h2</td></tr> <tr><td>12</td><td>Noise</td></tr> <tr><td>13</td><td>A1</td></tr> <tr><td>14</td><td>A2</td></tr> <tr><td>15</td><td>A3</td></tr> <tr><td>16</td><td>A4</td></tr> <tr><td>17</td><td>E1</td></tr> <tr><td>18</td><td>E2</td></tr> <tr><td>19</td><td>E3</td></tr> <tr><td>20</td><td>E4</td></tr> <tr><td>21</td><td>Freq</td></tr> </tbody> </table>	k	Parameter	0	R	1	X	2	Y	3	θ	4	Rh1	5	Xh1	6	Yh1	7	θ h1	8	Rh2	9	Xh2	10	Yh2	11	θ h2	12	Noise	13	A1	14	A2	15	A3	16	A4	17	E1	18	E2	19	E3	20	E4	21	Freq
k	Parameter																																														
0	R																																														
1	X																																														
2	Y																																														
3	θ																																														
4	Rh1																																														
5	Xh1																																														
6	Yh1																																														
7	θ h1																																														
8	Rh2																																														
9	Xh2																																														
10	Yh2																																														
11	θ h2																																														
12	Noise																																														
13	A1																																														
14	A2																																														
15	A3																																														
16	A4																																														
17	E1																																														
18	E2																																														
19	E3																																														
20	E4																																														
21	Freq																																														

STRGD (?) i {, j}	STRFGD 指令用于设置或查询数据采样的触发方式，参数 i 用于指定通道 A/B，参数 j 用于指定触发方式。j=0 时选择内部触发方式 INT，j=1 时选择外部触发方式 EXT。
SPRMD (?) i {, j}	SPRMD 指令用于设置或查询数据采样的运行模式，参数 i 用于指定通道 A/B，参数 j 用于指定运行模式。j=0 时选择为单次模式 Single，j=1 时选择循环模式 Loop。
STRDD i	STRDD 指令用来开启或继续当前的数据采样功能。参数 i 用于指定通道 A/B，i=1 时开始或继续通道 A 的采样功能，i=2 时开始或继续通道 B 的采样功能，i=3 时选择为开始或继续通道 A 和通道 B 的采样功能。
PAUSD i	PAUSD 指令用来暂停当前的数据采样功能。参数 i 用于指定通道 A/B，i=1 时选择为暂停通道 A 的采样功能，i=2 时选择为暂停通道 B 的采样功能，i=3 时选择为暂停通道 A 和通道 B 的采样功能。
RESTD i	RESTD 指令用于重置数据缓存区。该指令会清空四个数据缓存区 Buffer1~4。参数 i 用于指定通道 A/B，i=1 时选择为重置通道 A 的采数据缓存区，i=2 时选择为重置通道 B 的数据缓存区，i=3 时选择为重置通道 A 和通道 B 的数据缓存区。

5.2.9 数据读取指令

OUTPD ? i, j	OUTPD ? i, j 指令用于读取单个参数值。参数 i 用于指定通道 A/B, i=1 时指定为通道 A 的读取, i=2 时指定为通道 B 的读取。参数 j 对应于下表: 参数 j 的选择具体如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>j</th><th>Parameter</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>X</td></tr> <tr><td>1</td><td>Y</td></tr> <tr><td>2</td><td>R</td></tr> <tr><td>3</td><td>θ</td></tr> <tr><td>4</td><td>Xh1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Yh1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Rh1</td></tr> <tr><td>7</td><td>θ h1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Xh2</td></tr> <tr><td>9</td><td>Yh2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Rh2</td></tr> <tr><td>11</td><td>θ h2</td></tr> <tr><td>12</td><td>Noise</td></tr> <tr><td>13</td><td>A1</td></tr> <tr><td>14</td><td>A2</td></tr> <tr><td>15</td><td>A3</td></tr> <tr><td>16</td><td>A4</td></tr> <tr><td>17</td><td>Freq</td></tr> </tbody> </table> 所选参数的值以 ASCII 浮点数的格式返回, 以伏特(V)或度($^{\circ}$)或(Hz)为单位。该指令仅用作查询。	j	Parameter	0	X	1	Y	2	R	3	θ	4	Xh1	5	Yh1	6	Rh1	7	θ h1	8	Xh2	9	Yh2	10	Rh2	11	θ h2	12	Noise	13	A1	14	A2	15	A3	16	A4	17	Freq
j	Parameter																																						
0	X																																						
1	Y																																						
2	R																																						
3	θ																																						
4	Xh1																																						
5	Yh1																																						
6	Rh1																																						
7	θ h1																																						
8	Xh2																																						
9	Yh2																																						
10	Rh2																																						
11	θ h2																																						
12	Noise																																						
13	A1																																						
14	A2																																						
15	A3																																						
16	A4																																						
17	Freq																																						
SNAPD ? i, j, k {, l, m, n}	SNAPD ? i, j, k 指令用于在同一个时间点记录最多 5 个不同的参数值。参数 i 用于指定通道 A/B, i=1 时指定为通道 A 的读取, i=2 时指定为通道 B 的读取。 例如, 指令 SNAPD? 1 用于在同一时刻查询通道 A 的 X 和 Y(或 R, θ 和 F)值, 该功能在时间常数很短的时候非常实用。因为如果使用 OUTPD?指令来读取两个不同的参数值, 可能会有一定的延时, 当这个延时值大于时间常数的時候, 就会使得读取的两个数据不是同一测量条件下测量所得。 SNAPD?i, j, k 指令需要至少 3 个参数, 最多可以同时读取 5 个。参数 j, k, l, m, n 的																																						

	选择具体如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>j, k, l, m, n</th><th>Parameter</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>X</td></tr> <tr><td>1</td><td>Y</td></tr> <tr><td>2</td><td>R</td></tr> <tr><td>3</td><td>θ</td></tr> <tr><td>4</td><td>Frequency</td></tr> <tr><td>5</td><td>Xh1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Yh1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Rh1</td></tr> <tr><td>8</td><td>θ h1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Xh2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Yh2</td></tr> <tr><td>11</td><td>Rh2</td></tr> <tr><td>12</td><td>θ h2</td></tr> <tr><td>13</td><td>Noise</td></tr> <tr><td>14</td><td>A1</td></tr> <tr><td>15</td><td>A2</td></tr> <tr><td>16</td><td>A3</td></tr> <tr><td>17</td><td>A4</td></tr> <tr><td>18</td><td>E1</td></tr> <tr><td>19</td><td>E2</td></tr> <tr><td>20</td><td>E3</td></tr> <tr><td>21</td><td>E4</td></tr> </tbody> </table> 返回的值是一个单一的字符串，该字符串内不同值之间用逗号(,)分隔,并且顺序是按照发送指令时 j, k, l, m, n 的顺序。例如，发送 SNAPD? 1, 1, 2, 5, 4 会返回通道 A 的 X、Y、Frequency 和 θ 的值。这些值均放在同一个字符串中，例如： "0.951359, 0.0253297, 1000.00, 1.234"。 第一个是 X 值，第二个是 Y 值，第三个是频率值，第四个是 θ 的值。 该指令仅用作同时查询几个不同的参数。	j, k, l, m, n	Parameter	0	X	1	Y	2	R	3	θ	4	Frequency	5	Xh1	6	Yh1	7	Rh1	8	θ h1	9	Xh2	10	Yh2	11	Rh2	12	θ h2	13	Noise	14	A1	15	A2	16	A3	17	A4	18	E1	19	E2	20	E3	21	E4
j, k, l, m, n	Parameter																																														
0	X																																														
1	Y																																														
2	R																																														
3	θ																																														
4	Frequency																																														
5	Xh1																																														
6	Yh1																																														
7	Rh1																																														
8	θ h1																																														
9	Xh2																																														
10	Yh2																																														
11	Rh2																																														
12	θ h2																																														
13	Noise																																														
14	A1																																														
15	A2																																														
16	A3																																														
17	A4																																														
18	E1																																														
19	E2																																														
20	E3																																														
21	E4																																														
OAUXD ? i	OAUXD ?指令用于读取后面板 AUX IN 接口的输入电压值。参数 i 用于指定 AUX IN1~4, i=1 时指定为 AUX IN1 的读取, i=4 时指定为 AUX IN4 的读取。返回值以伏特(V)为单位。该指令仅用作查询。																																														
SPTSD ? i	SPTSD ?指令用于查询存储在数据缓存区的点的数量。参数 i 用于指定通道 A/B, i=1																																														

	时指定为通道 A 的读取, $i=2$ 时指定为通道 B 的读取。该指令可在任何时候发送。如果 Data buffer 被重置, 就会返回 0 值。 该指令仅用作查询。
TRCAD ? i, j, k, l	TRCAD ? i, j, k, l 指令用于查询存储在 Buffer j 数据缓存区的数据 Buffer1~Buffer4。 返回值是 ASCII 浮点数的形式。不同点数之间用逗号(,)分隔开, 并且最后一个点会伴随着终结符。例如, 两个点的返回值可能是 "-1.234567e-009, +7.654321e-009, "。 参数 i, j, k, l 都需要伴随着 TRCAD? 指令发送。参数 i 用于指定通道 A/B, $i=1$ 时指定为通道 A 的读取, $i=2$ 时指定为通道 B 的读取。参数 j 用于选择需要读取的数据缓存区 ($j=1, 2, 3, 4$); 读取的数据是从数据缓存区中的第 k ($k \geq 0$) 个数据开始的; 读取的总长度是 l ($l \geq 1$)。当读取单个数据时, 设置 $l=1$。 $k+l$ 的值不能超过数据缓存区 Buffer 里面存储的最大值 16384。
INOVD ? i	INOVD ? 指令用于查询当前输入信号是否过大, 从而导致前级过载。参数 i 用于指定通道 A/B, $i=1$ 时指定为通道 A 的读取, $i=2$ 时指定为通道 B 的读取。正常返回 0 值, 当输入信号过大, 前级过载时返回 1。 该指令仅用作查询。
GNOVD ? i	GNOVD ? 指令用于查询当前输入信号下, 所选的灵敏度以及动态储备过小, 从而导致前级增益过载。参数 i 用于指定通道 A/B, $i=1$ 时指定为通道 A 的读取, $i=2$ 时指定为通道 B 的读取。正常返回 0 值, 当所选灵敏度以及动态储备过小的时候, 会导致前级增益过大, 从而过载, 此时返回值为 1。 该指令仅用作查询。
*PLLD ? i	*PLLD ? 指令用于查询当前频率下, 内部锁相环是否锁定在待测参考。参数 i 用于指定通道 A/B, $i=1$ 时指定为通道 A 的读取, $i=2$ 时指定为通道 B 的读取。内部参考时, 默认返回值为 0; 外部参考时, 锁相环的频率跟随外部参考的频率变化而变化, 锁相环锁定在外部参考频率时返回 1, 其他情况返回 0。 该指令仅用作查询。该指令仅用作查询。

5.2.10 复位与 IDN 指令

*RSTD	*RSTD 指令用于复位 OE1022D。设备内的数据缓存区内的数据也会丢失。
*IDND ?	*IDND ?指令用于查询 OE1022D 的 ID，格式为“SSI LIA-OE1022D, SNXXXXXX, VerXXX”。其中第一个为型号，如 OE1022D；第二个为序列号，如 SN00001；第三个为硬件版本号，如 Ver1.00。

5.2.11 全局数据配置读取指令

RALL ?	RALL? 指令是 USB2.0 专用，在 RS232 接口没有该指令。 RALL? 指令用于读取 OE1022D 的所有测量数据和当前配置信息。返回数据长度是 12288Bytes，数据中间没有逗号隔开，按照固定空间分配数据组合。RALL? 指令返回数据每 50ms 更新一次，返回之前 50ms 的测量数据，数据采样间隔是 1ms，也就是每次返回之前的 50 个测量数据。例如前 400 个 Bytes 数据为 50 个 X 值数据，每个 X 值是 64 位浮点数，占用 8 个 Bytes，按照时间先后顺序排列 50 个 X 值；然后到 Y 值……前 8000Bytes 是返回测量数据，然后的 1216Bytes 是当前配置信息，每个配置信息不像数据会返回 50 个值，而是只返回 1 次参数。最后的 3072Bytes 是空字符，合计 12288 Bytes。
--------	---

RALL? 返回数据格式如下：

分类	返回数据	数据位置
测量数据	50 个 A 通道 X 值（64 位浮点数）	0~399
	50 个 A 通道 Y 值（64 位浮点数）	400~799
	50 个 A 通道频率值（64 位浮点数）	800~1199
	50 个 A 通道 Noise 值（64 位浮点数）	1200~1599
	50 个 A 通道 Xh1 值（64 位浮点数）	1600~1999
	50 个 A 通道 Yh1 值（64 位浮点数）	2000~2399
	50 个 A 通道 Xh2 值（64 位浮点数）	2400~2799
	50 个 A 通道 Yh2 值（64 位浮点数）	2800~3199
	50 个 B 通道 X 值（64 位浮点数）	3200~3599
	50 个 B 通道 Y 值（64 位浮点数）	3600~3999
	50 个 B 通道频率值（64 位浮点数）	4000~4399
	50 个 B 通道 Noise 值（64 位浮点数）	4400~4799
	50 个 B 通道 Xh1 值（64 位浮点数）	4800~5199
	50 个 B 通道 Yh1 值（64 位浮点数）	5200~5599
	50 个 B 通道 Xh2 值（64 位浮点数）	5600~5999
	50 个 B 通道 Yh2 值（64 位浮点数）	6000~6399
	50 个 AUXADC1 值（64 位浮点数）	6400~6799
	50 个 AUXADC2 值（64 位浮点数）	6800~7199
	50 个 AUXADC3 值（64 位浮点数）	7200~7599
	50 个 AUXADC4 值（64 位浮点数）	7600~7999
A 通道 Ref Phase 配置参数	<Ref.Phase>设置（32 位浮点数）	8200~8203
	<Ref.Source>设置（8 位整型数）	8204
	当前频率值（64 位浮点数）	8205~8212
	内部频率值（64 位浮点数）	8213~8220
	<Ref.slope>设置（8 位整型数）	8221
	<Harmonic 1>设置（64 位整型数）	8222~8229
	<Harmonic 2>设置（64 位整型数）	8230~8237

A 通道 Ref Sweep 配置参数	<Sweep Type>设置 (8 位整型数)	8246
	<SweepStartFreq>设置 (64 位浮点数)	8247~8254
	<SweepStopFreq>设置 (64 位浮点数)	8255~8262
	<SweepStepFreq>设置 (64 位浮点数)	8263~8270
	<SweepStepPerc>设置 (32 位浮点数)	8271~8274
	<Sweep Time>设置 (64 位整型数)	8275~8282
	<Sweep Run>设置 (8 位整型数)	8283
A 通道 Sineout 配置参数	<Sineout Voltage>设置 (32 位浮点数)	8292~8295
	<SweepMode>设置 (8 位整型数)	8296
	<SweepStartVolt>设置 (32 位浮点数)	8297~8300
	<SweepStopVolt>设置 (32 位浮点数)	8301~8304
	<SweepStepVolt>设置 (32 位浮点数)	8305~8308
	<SweepStepPrecent>设置 (32 位浮点数)	8309~8312
	<Sweep Time>设置 (64 位整型数)	8313~8320
	<Sineout Sweep Run>设置 (8 位整型数)	8321
	<Sineout DC Voltage>设置 (32 位浮点数)	8322~8325
A 通道 Equation 配置参数	<Equation C1>设置 (64 位浮点数)	8330~8337
	<Equation C2>设置 (64 位浮点数)	8338~8345
	<Equation1 A>源设置 (8 位整型数)	8346
	<Equation2 A>源设置 (8 位整型数)	8347
	<Equation3 A>源设置 (8 位整型数)	8348
	<Equation4 A>源设置 (8 位整型数)	8349
	<Equation1 B>源设置 (8 位整型数)	8350
	<Equation2 B>源设置 (8 位整型数)	8351
	<Equation3 B>源设置 (8 位整型数)	8352
	<Equation4 B>源设置 (8 位整型数)	8353
	<Equation1 C>源设置 (8 位整型数)	8354
	<Equation2 C>源设置 (8 位整型数)	8355
	<Equation3 C>源设置 (8 位整型数)	8356
	<Equation4 C>源设置 (8 位整型数)	8357
A 通道 Gain TC Input Filter 配置参数	<Sensitivity>设置 (8 位整型数)	8390
	<Reserve>设置 (8 位整型数)	8391
	<Source>设置 (8 位整型数)	8392
	<Grounding>设置 (8 位整型数)	8393
	<Coupling>设置 (8 位整型数)	8394
	<Line Notch>设置 (8 位整型数)	8395
	<Time Constant>设置 (8 位整型数)	8404
	<Filter dB/oct>设置 (8 位整型数)	8405
	<Synchronous>设置 (8 位整型数)	8406

CHOUT 配置参数	<CH1 Output Source>设置 (8 位整型数)	8415
	<CH2 Output Source>设置 (8 位整型数)	8416
	<CH1 Offset>设置 (32 位浮点数)	8417~8420
	<CH2 Offset>设置 (32 位浮点数)	8421~8424
	<CH1 Expand>设置 (16 位整型数)	8425~8426
	<CH2 Expand>设置 (16 位整型数)	8427~8428
	<CH1 Output Speed>设置 (8 位整型数)	8429
	<CH2 Output Speed>设置 (8 位整型数)	8430
	<CH1 AUXOUT>值设置 (32 位浮点数)	8431~8434
	<CH2 AUXOUT>值设置 (32 位浮点数)	8435~8438
A 通道 Sample 配置参数	<Sample Time>设置 (64 位浮点数)	8441~8448
	<Sample Length>设置 (64 位整型数)	8449~8456
	<Sample Buffer1>设置 (8 位整型数)	8457
	<Sample Buffer2>设置 (8 位整型数)	8458
	<Sample Buffer3>设置 (8 位整型数)	8459
	<Sample Buffer4>设置 (8 位整型数)	8460
	<Sample Trigger Mode>设置 (8 位整型数)	8461
	<Sample Mode>设置 (8 位整型数)	8462
A 通道状态参数	<Sample Current Point>设置 (64 位整型数)	8463~8470
	Input Overload 状态 (8 位整型数)	8479
	Gain Overload 状态 (8 位整型数)	8480
B 通道 Ref Phase 配置参数	PLL LOCKED 状态 (8 位整型数)	8481
	<Ref.Phase>设置 (32 位浮点数)	8500~8503
	<Ref.Source>设置 (8 位整型数)	8504
	当前频率值 (64 位浮点数)	8505~8512
	内部频率值 (64 位浮点数)	8513~8520
	<Ref.slope>设置 (8 位整型数)	8521
	<Harmonic 1>设置 (64 位整型数)	8522~8529
B 通道 Ref Sweep 配置参数	<Harmonic 2>设置 (64 位整型数)	8530~8537
	<Sweep Type>设置 (8 位整型数)	8546
	<SweepStartFreq>设置 (64 位浮点数)	8547~8554
	<SweepStopFreq>设置 (64 位浮点数)	8555~8562
	<SweepStepFreq>设置 (64 位浮点数)	8563~8570
	<SweepStepPercent>设置 (32 位浮点数)	8571~8574
	<Sweep Time>设置 (64 位整型数)	8575~8582
B 通道 Sineout 配置参数	<Sweep Run>设置 (8 位整型数)	8583
	<Sineout Voltage>设置 (32 位浮点数)	8592~8595
	<SweepMode>设置 (8 位整型数)	8596
	<SweepStartVolt>设置 (32 位浮点数)	8597~8600
	<SweepStopVolt>设置 (32 位浮点数)	8601~8604
	<SweepStepVolt>设置 (32 位浮点数)	8605~8608
	<SweepStepPrec>设置 (32 位浮点数)	8609~8612
	<Sweep Time>设置 (64 位整型数)	8613~8620
	<Sineout Sweep Run>设置 (8 位整型数)	8621
	<Sineout DC Voltage>设置 (32 位浮点数)	8622~8625

B 通道 Equation 配置参数	<Equation C1>设置 (64 位浮点数)	8630~8637
	<Equation C2>设置 (64 位浮点数)	8638~8645
	<Equation1 A>源设置 (8 位整型数)	8646
	<Equation2 A>源设置 (8 位整型数)	8647
	<Equation3 A>源设置 (8 位整型数)	8648
	<Equation4 A>源设置 (8 位整型数)	8649
	<Equation1 B>源设置 (8 位整型数)	8650
	<Equation2 B>源设置 (8 位整型数)	8651
	<Equation3 B>源设置 (8 位整型数)	8652
	<Equation4 B>源设置 (8 位整型数)	8653
	<Equation1 C>源设置 (8 位整型数)	8654
	<Equation2 C>源设置 (8 位整型数)	8655
	<Equation3 C>源设置 (8 位整型数)	8656
	<Equation4 C>源设置 (8 位整型数)	8657
B 通道 Gain TC Input Filter 配置参数	<Sensitivity>设置 (8 位整型数)	8690
	<Reserve>设置 (8 位整型数)	8691
	<Source>设置 (8 位整型数)	8692
	<Grounding>设置 (8 位整型数)	8693
	<Coupling>设置 (8 位整型数)	8694
	<Line Notch>设置 (8 位整型数)	8695
	<Time Constant>设置 (8 位整型数)	8704
	<Filter dB/oct>设置 (8 位整型数)	8705
B 通道 Sample 配置参数	<Synchronous>设置 (8 位整型数)	8706
	<Sample Time>设置 (64 位浮点数)	8741~8748
	<Sample Length>设置 (64 位整型数)	8749~8756
	<Sample Buffer1>设置 (8 位整型数)	8757
	<Sample Buffer2>设置 (8 位整型数)	8758
	<Sample Buffer3>设置 (8 位整型数)	8759
	<Sample Buffer4>设置 (8 位整型数)	8760
	<Sample Trigger Mode>设置 (8 位整型数)	8761
	<Sample Mode>设置 (8 位整型数)	8762
B 通道状态参数	<Sample Current Point>设置 (64 位整型数)	8763~8770
	Input Overload 状态 (8 位整型数)	8779
	Gain Overload 状态 (8 位整型数)	8780
	PLL LOCKED 状态 (8 位整型数)	8781
IDN 序列号	IDN 序列号返回值 (40Bytes 长度)	9170~9209

6. PC 软件安装使用说明

6.1 软件安装

我们提供的光盘包含有 PC 端控制软件和驱动。打开光盘后有如下文件，如 43 所示：

名称	修改日期	类型	大小
OE1022D_Console_RS232	7/10/2018 5:43 ...	文件夹	
OE1022D_Console_USB	7/10/2018 5:43 ...	文件夹	
OE1022D软件驱动	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
USB驱动	7/24/2019 9:18 ...	文件夹	
串口调试工具	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
串口驱动	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
OE1022D产品简介(中文)	4/26/2016 4:55 ...	Foxit Reader PD...	3,942 KB
OE1022D用户使用手册	2/9/2017 9:08 PM	Foxit Reader PD...	6,123 KB
Readme	6/28/2018 2:33 ...	文本文档	2 KB

图 43. 光盘内 PC 软件包

第一步：软件驱动安装

如果 PC 本地没有安装 NI LabView 2011 或更新的版本，并且没有安装对应的 VISA 驱动的话，则需要安装图 43 中第 3 个文件夹内的驱动，打开“OE1022D 软件驱动”，如图 44：

名称	修改日期	类型	大小
bin	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
license	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
supportfiles	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
nidist.id	3/14/2014 11:23...	ID 文件	1 KB
setup	1/20/2012 12:29...	应用程序	1,382 KB
setup	3/14/2014 11:23...	配置设置	27 KB

图 44. “OE1022D 软件驱动”文件夹

双击打开上图中红色方框内的“setup.exe”安装文件，开始安装 OE1022D PC 软件的使用环境驱动，一般情况下根据默认选项安装就可以了。

注意：

1、安装成功后，需要重启电脑，以完成软件环境的配置。

2、如果 PC 机已安装有 NI LabView 2011 或以上版本，并且安装有对应 LabView2011 版本的 VISA 驱动，则只需要安装好串口驱动（第二步）后，再直接进行第三步就可以使用锁相放大器的配置软件进行相关参数设置了。

第二步：驱动安装

说明：OE1022D 通信接口有 USB2.0 和 RS232 两种接口，用户跟进自己需求安装对应的

接口驱动

RS232 串口驱动安装方法：

打开图 43 中的第 6 个文件夹“串口驱动”，如图 45 所示：

名称	修改日期	类型	大小
inf安装文件	7/10/2018 5:44 ...	文件夹	
FT232_drive	10/3/2007 12:27...	应用程序	2,070 KB
readme	5/27/2013 5:47 ...	文本文档	1 KB

图 45. “串口驱动”文件夹

双击打开图 45 红色方框内的“FT232_drive.exe”文件，则会弹出如图 46 的软件窗口，表示此时正在安装串口驱动，只需要等待几分钟即可。

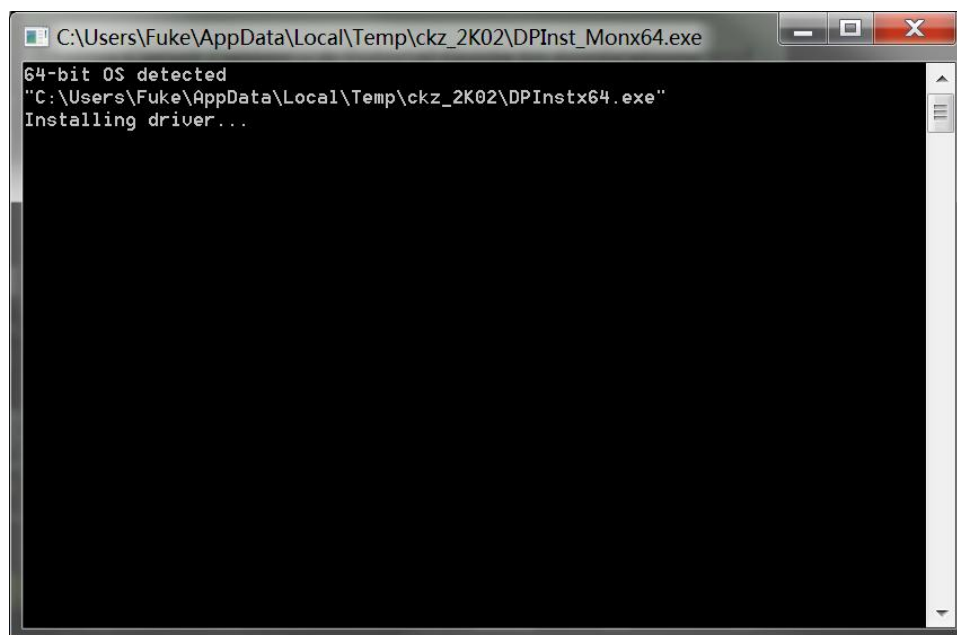


图 46. FT232 driver 安装界面

若 FT232 驱动安装成功后，会出现如图 47 的提示，此时只需要按照提示按下“回车”键即可完成该驱动的安装：

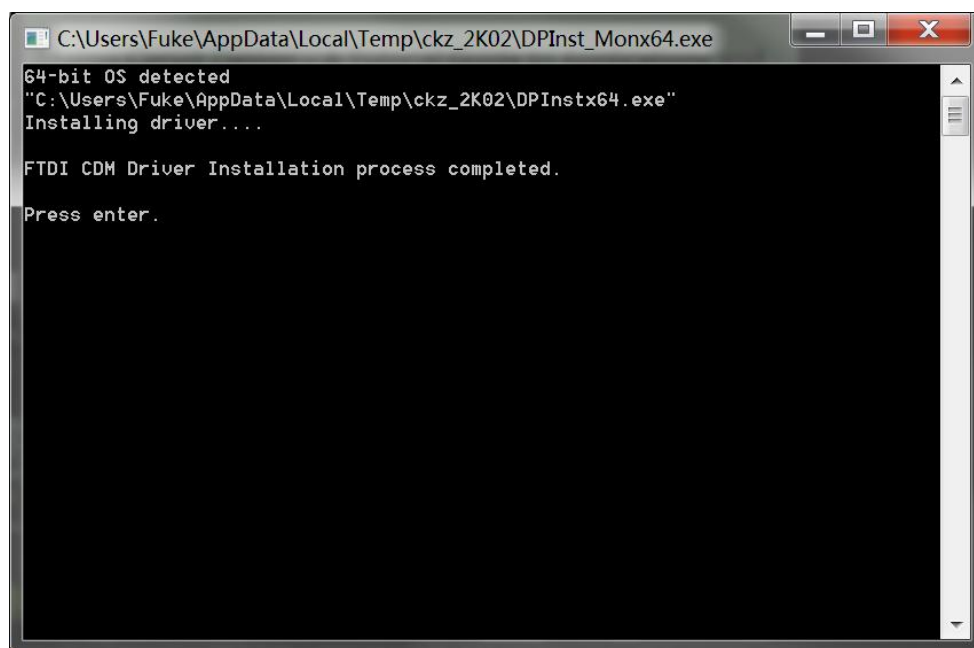


图 47. TF232 driver 安装完成提示

此时，使用串口线连接 PC 机和锁相放大器，则可自动识别连接成功。

注意：

- 1.如果 PC 机已经联网，当插上串口线连接 PC 与锁相放大器时，会自动联网搜索驱动并进行安装。
- 2.如果 PC 机已安装有串口驱动，则可跳过该步。
- 3.如果安装不成功，则可根据“串口驱动”目录下的说明文件“readme.txt”里面的解决方法，使用 inf 文件进行安装。

USB2.0 驱动安装方法：

打开图 43 中的第 4 个文件夹“USB 驱动”，如图 48 所示：

名称	修改日期	类型	大小
USB Driver_W7_x64_64bits	5/7/2019 8:19 PM	应用程序	6,745 KB
USB Driver_W7_x86_32bits	5/7/2019 8:19 PM	应用程序	6,745 KB
USB Driver_W8_x64_64bits	5/7/2019 8:19 PM	应用程序	6,745 KB
USB Driver_W8_x86_32bits	5/7/2019 8:19 PM	应用程序	6,745 KB
Readme	7/23/2019 7:30 ...	文本文档	1 KB

图 48. “USB 驱动”文件夹

USB2.0 驱动有多个版本选择，针对不同的系统，用户根据自己 PC 系统版本来选择安装，双击打开对应版本安装文件，开始安装 USB2.0 驱动，一般情况下根据默认选项安装就可以了。

注意：WIN10 系统是不用安装 USB2.0 驱动，直接插入 USB 线既可成功连接 OE1022D 上位机软件。

第三步：运行软件

完成上述步骤后，用户则可根据自己用的通信接口选择对应的应用软件，使用 USB2.0 接口请打开 OE1022D_console_USB 文件夹，使用 RS232 串口请打开 OE1022D_console_RS232 文件夹，两个文件目录下都有以下文件：

名称	修改日期	类型	大小
SSI OE1022D_Console_CN.exe	2016/6/22 15:28	应用程序	1,469 KB

图 49. “OE1022D”文件夹

双击打开图 49 中红色方框内的“OE1022D_Console_CN.exe”文件，如前面的安装无误，则会弹出以下软件窗口，此时可以在 PC 机上开始进行锁相放大器的参数配置：

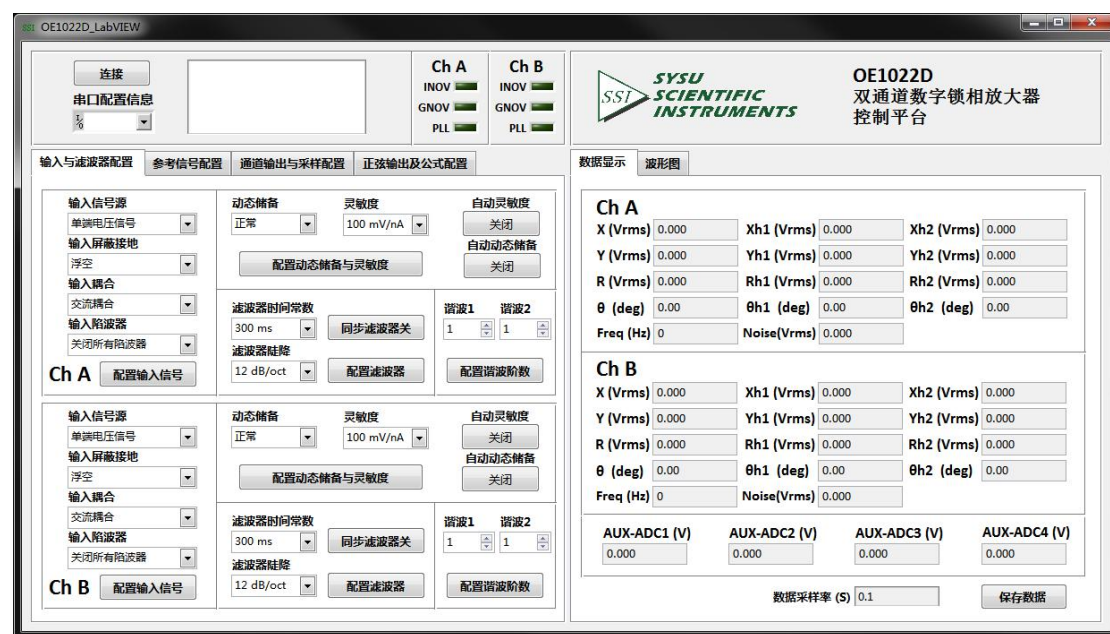


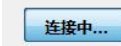
图 50. OE1022D 软件界面

注意：如果 PC 机已安装有 NI LabView 2011 或以上版本，并且安装有对应 LabView2011 版本的 VISA 驱动，则只需要安装好串口驱动（第一步）后，再直接进行第三步就可以使用锁相放大器的配置软件进行相关参数设置了。

6.2 软件使用说明

前面所示的图 50 是锁相放大器 OE1022D（以下简称 OE1022D）当前版本的 PC 机配置软件的界面。

6.2.1 软件运行

如图 51 的左边部分所示，为图 50 左上角的部分，若显示“”，则表示软件正

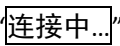
在运行。此时若点击按钮“”，则停止当前软件，该部分变为“”，表示当前软件没有运行，如图 51 右边部分所示。再次点击“”按钮，此时软件又开始运行。



图 51. 程序运行（左图）与程序停止（右图）

6.2.2 PC 机与 OE1022D 连接

要使用该软件正确地配置 OE1022D，首先需要完成 PC 机和 OE1022D 的正确连接。图 52 所示为软件界面中显示当前连接状态的部分：



图 52. 当前连接状态

如图 52 所示，点击左边的连接选项“”，软件会自动搜索串口资源，若 PC 机和 OE1022D 连接成功，此时下方窗口会显示 OE1022D 的版本号信息，如图 53 所示：



图 53. 连接成功图

若等待几秒后，弹出如图 54 所示的提示框，则表示 PC 机与 OE1022D 连接异常。

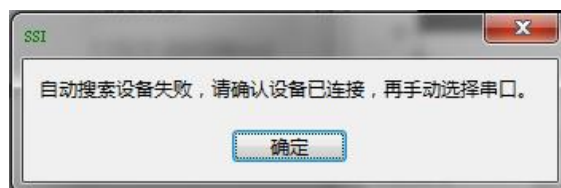


图 54. 搜索设备失败提示框

再次确认设备连接正确后，点击提示框中“确定”按钮，此时连接状态右方窗口会显示出错误信息，如图 55 所示：

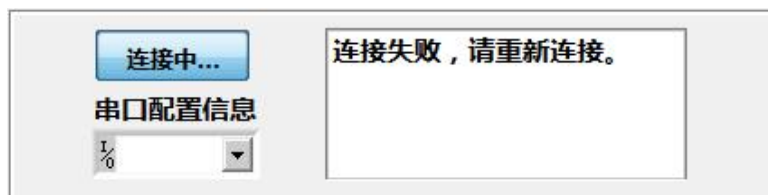


图 55. 连接错误图

此时有两种方法可以重新连接：

(1) 点击“串口配置信息”选项右边的“”，在弹出的下拉菜单中点击“刷新”则可以显示出当前 PC 机所连接的全部外部 COM 资源，用户需要选择正确的 COM 口来进行 PC 与 OE1022D 的连接。

注意:当 PC 机使用 USB 线连接 OE1022D 时，可以在电脑的设备管理器里确定当前的连接使用的是哪个 COM 口，具体操作步骤是：选择“我的电脑”->右键->属性->设备管理器->查看“端口(COM 和 LPT)”。

若 COM 端口选择正确，等待几秒后，连接状态会更新为图 53 所示，连接成功。

(2) 点击“连接中...”按钮，使其变为“连接”，此时可再次点击“连接”按钮，重复上述连接操作，直到连接成功。

当连接成功后，如图 56 所示，红框内窗口内容将清空，并重新开始显示所有测量数值。同时，软件界面将显示 OE1022D 当前配置的各项参数。

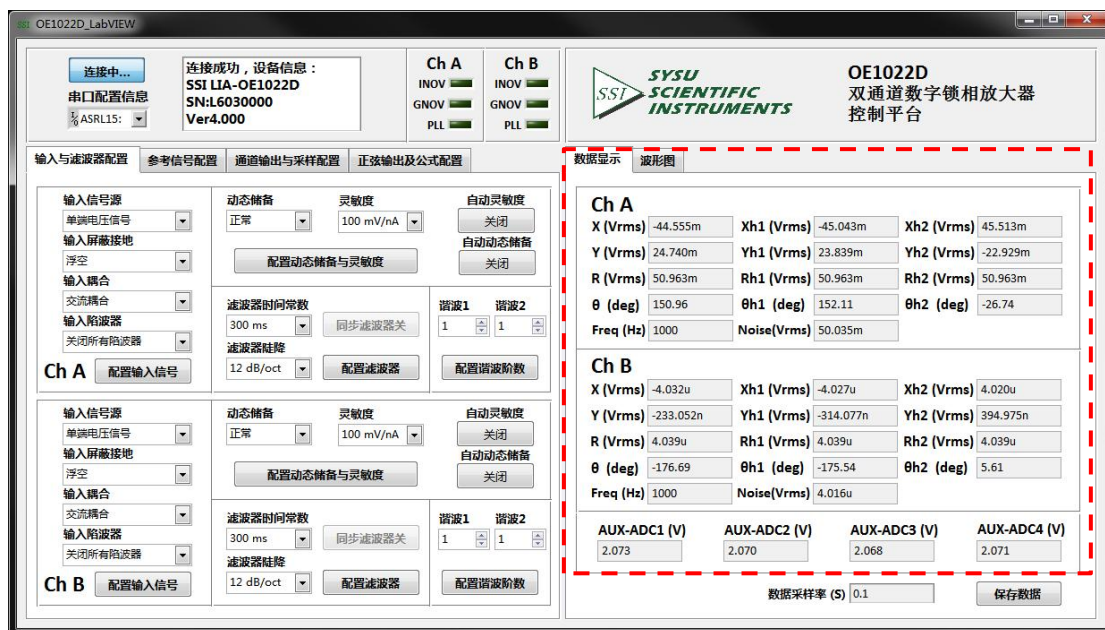


图 56. OE1022D 软件连接成功

6.2.3 输入与滤波器配置

输入与滤波器配置区域如下图所示：

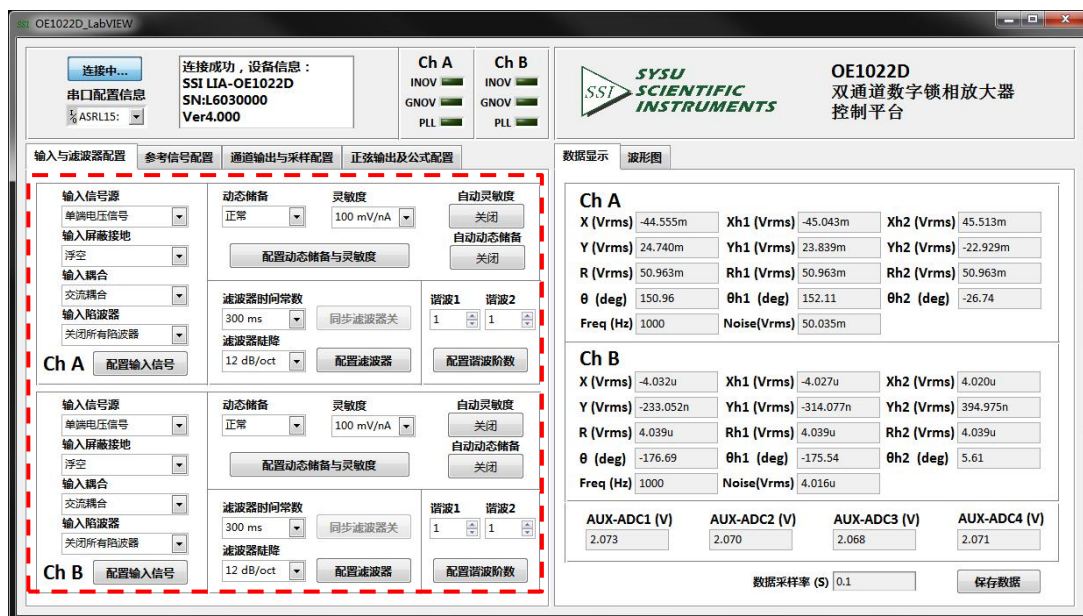


图 57. 输入与滤波器配置区域图

可以根据待测信号的特点，对输入方式进行配置，如去除工频干扰，可以开启 50Hz 陷波器；对 OE1022D 的动态储备进行配置，如信号噪声相对比较大的情况可以选择高储备；对低通滤波器进行配置，如测量 200Hz 以下频率时，可以开启同步滤波器；对谐波次数进行配置，如测量基波以及 3 测谐波，可以配置谐波 1 为 1，配置谐波 2 为 3。以下为各个部分的详细介绍。

6. 2. 3. 1 输入信号的软件配置

输入信号的软件配置区域如图 58 红框内所示：

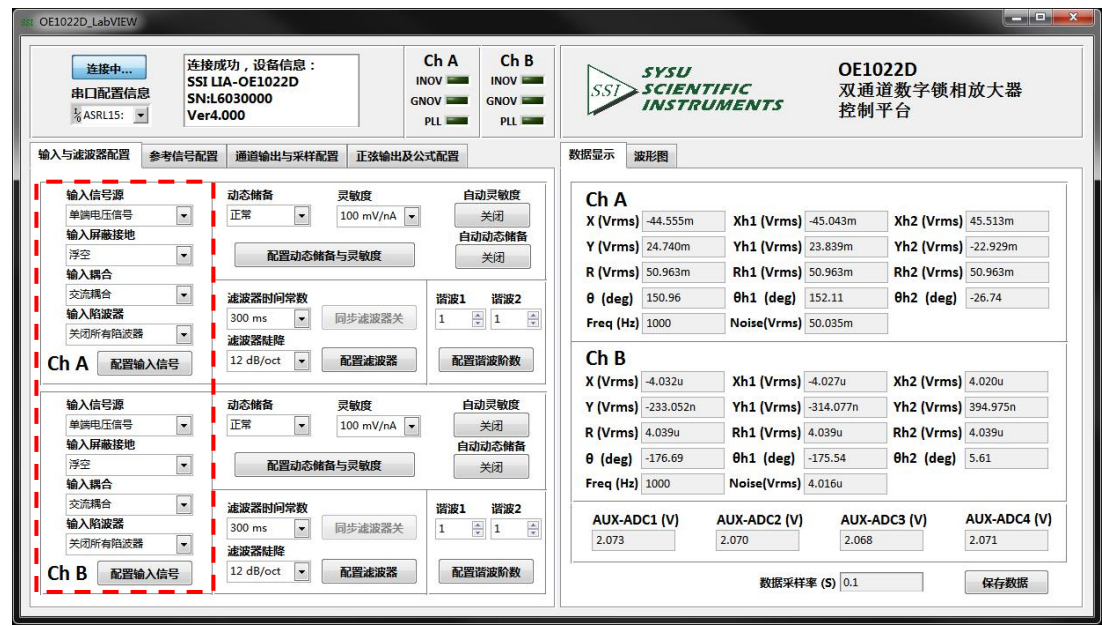


图 58. 输入信号的配置区域图

可供用户配置的选项如下表 6：

表 6. 输入信号配置选项表

Input Source 输入信号源设置	Single-Ended Voltage 单端电压信号
	Differential Voltage 差分电压信号
	1 MOhm Current Gain 输入为微弱电流信号时，放大倍数 10E6 V/A
	100 MOhm Current Gain 输入为微弱电流信号时，放大倍数 10E8 V/A
Input Shield Grounding 输入屏蔽接地设置	Float 输入接头地与仪器地（仪器地已短接在大地 ---市电 GND 上）通过 10 KΩ电阻隔离
	Ground 输入接头地与仪器地通过 10 Ω电阻短接
Input Coupling 输入耦合设置	AC 交流耦合
	DC 直流耦合
Input Notch Filter 输入陷波器设置	None 不开启陷波器
	Line Notch 开启 50 Hz 陷波器，抑制工频干扰
	Both Notch Filters

	同时开启 50 Hz 和 100 Hz 陷波器，抑制工频和工频二次谐波干扰
	2x Line Notch 开启 100Hz 陷波器，抑制工频干扰

注意：

- 1 当选择好需要的设置后，需要点击“配置输入信号”，以完成输入信号的配置；全部设置都可同时更改，只需点击一次“配置输入信号”即可。
2. 每次重新修改其中的设置后，都需要点击该按钮以完成配置，否则设置无效。

6. 2. 3. 2 动态储备和灵敏度配置

该项参数的软件配置区域如图 59 红框内所示：

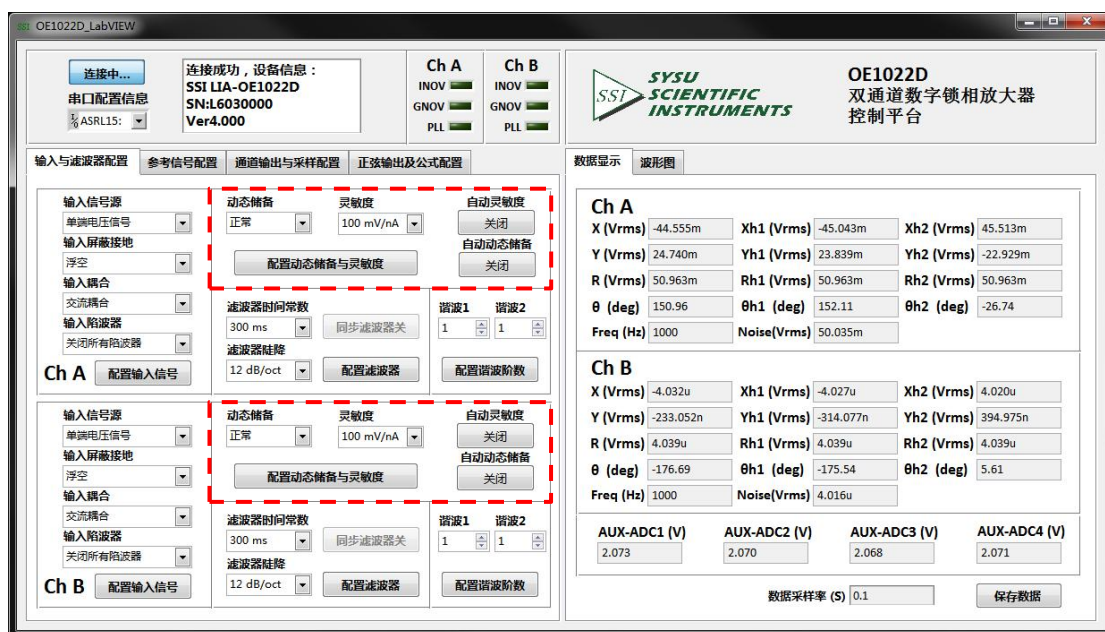


图 59. 动态储备和灵敏度配置区域图

可供用户配置的选项如下表 7：

表 7. 动态储备和灵敏度配置选项表

Dynamic Reserve 动态储备设置	Low Noise 低噪声			
	Normal 正常			
	High Reserve 高储备			
Sensitivity 满偏灵敏度设置	1 nV/fA	200 nV/fA	50 uV/pA	10 mV/nA
	2 nV/fA	500 nV/fA	100 uV/pA	20 mV/nA
	5 nV/fA	1 uV/pA	200 uV/pA	50 mV/nA
	10 nV/fA	2 uV/pA	500 uV/pA	100 mV/nA
	20 nV/fA	5 uV/pA	1 mV/nA	200 mV/nA
	50 nV/fA	10 uV/pA	2 mV/nA	500 mV/nA
	100 nV/fA	20 uV/pA	5 mV/nA	1 V/uA
Auto Sensitivity 自动灵敏度设置	Disable/Enable 关闭/开启			
Auto Reserve 自动动态储备设置	Disable/Enable 关闭/开启			

注意:

- 1.当选择好需要的设置后,需要点击“配置动态储备与灵敏度”,以完成各项参数的配置;全部参数都可同时更改,只需点击一次“配置动态储备与灵敏度”即可。
- 2.每次重新修改其中的设置后,都需要点击“配置动态储备与灵敏度”按钮以完成配置,否则设置无效。

6. 2. 3. 3 滤波器配置

滤波器参数的软件配置区域如图 60 红框内所示:

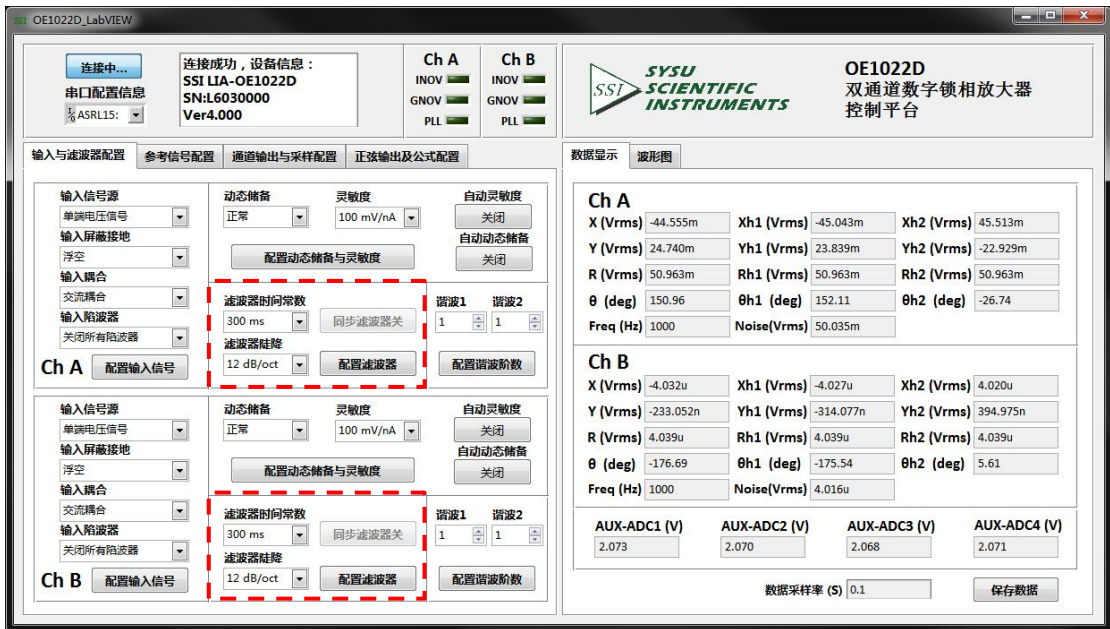


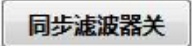
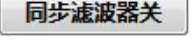
图 60. 滤波器配置区域图

可供用户配置的选项如下表 8:

表 8. 滤波器配置选项表

Time Constant 滤波器时间常数设置	10 μ s	3 ms	1 s	300 s
	30 μ s	10 ms	3 s	1000 s
	100 μ s	30 ms	10 s	3000 s
	300 μ s	100 ms	30 s	
	1 ms	300 ms	100 s	
Sync Filter 同步滤波器设置	Disable/Enable 同步滤波器关/同步滤波器开			
Filter Slope 滤波器陡降设置	6 dB/oct 12 dB/oct 18 dB/oct 24 dB/oct			

注意:

- 1.当选择好需要的设置后，需要点击“配置滤波器”，以完成各项参数的配置；全部参数都可同时更改，只需点击一次“配置滤波器”即可。
- 2.每次重新修改其中的设置后，都需要点击“配置滤波器”按钮以完成配置，否则设置无效。
- 3.“Sync Filter”的配置相对独立，不是通过按钮“配置滤波器”，而是点击相应的“”来选择是否开启同步滤波功能。当按钮被按下并显示“”，表示 OE1022D 已经开启了同步滤波器功能，当用户需要关闭同步滤波器时，再次点击该按钮会重新复位为初始状态“”，表示 OE1022D 已经关闭了同步滤波器功能。

6. 2. 3. 4 谐波测量配置

谐波的软件配置区域如图 61 红框内所示：

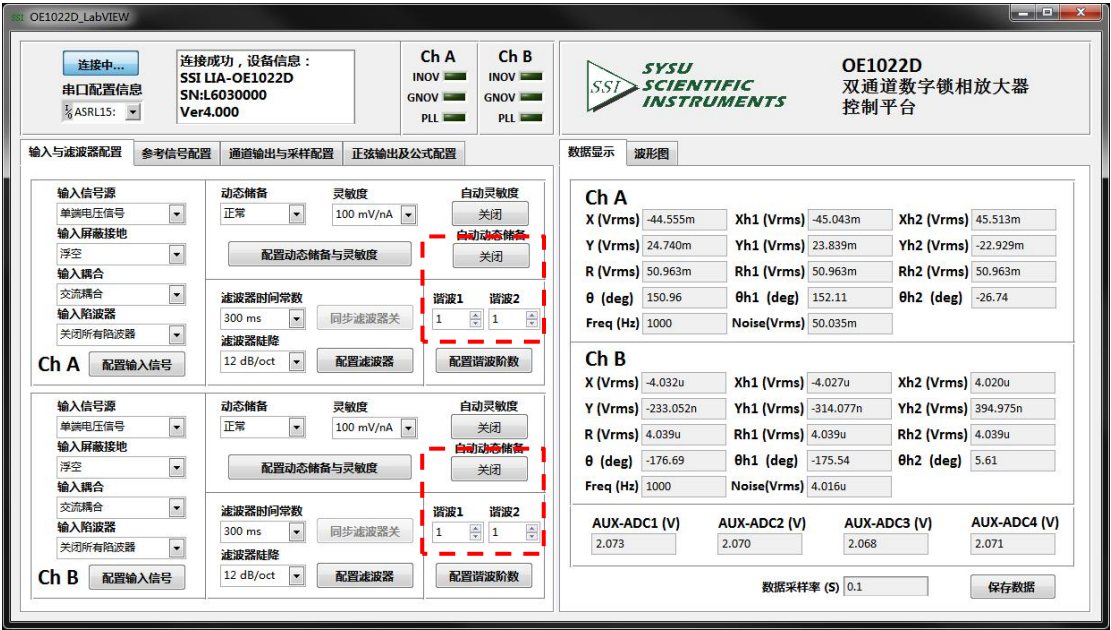


图 61. 谐波及自动设置配置区域图

可供用户配置的选项如表 9：

表 9. 谐波及自动设置配置选项表

Harmonic 1 谐波 1 检测设置	用户手动输入，范围是 1—32767
Harmonic 2 谐波 2 检测设置	用户手动输入，范围是 1—32767
Auto Scale 自动设置量程	Disable/Enable 关闭/开启

注意：

- 1.当选择好需要的谐波设置后，需要点击“配置谐波检测”，以完成各项参数的配置；全部参数都可同时更改，只需点击一次“配置谐波检测”即可。
- 2.“自动灵敏度”、“自动动态储备”、“自动相移”和“自动量程”的配置相对独立，不是通过按钮“配置动态储备与灵敏度”，而是点击相应的“关闭”来选择是否开启自动功能。“关闭”表示不开启，当点击“关闭”时，该按钮会变为“处理中”，表示 OE1022D 正在执行自动功能，当执行完毕后，按钮会重新复位为初始状态“关闭”，此时的“动态储备”和“灵敏度”一项会更新为 OE1022D 返回的值。

6.2.4 参考信号及扫频配置

该项参数的软件配置区域如图 62 红框内所示：

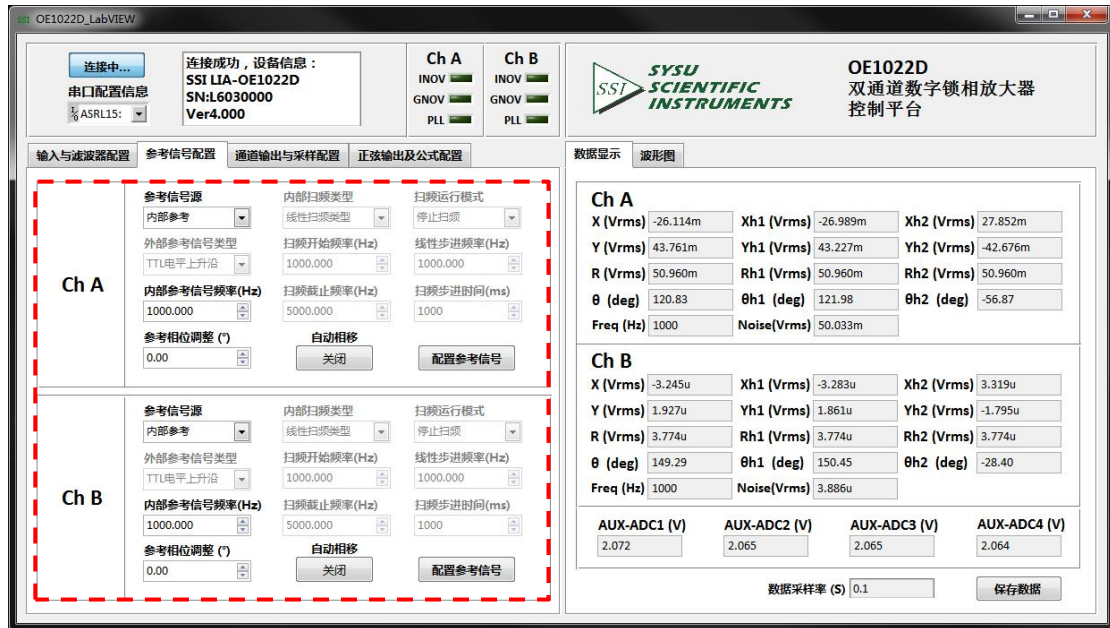


图 62. 参考信号配置区域图

可供用户配置的选项如下表 10：

表 10. 参考信号配置选项表

Reference Source 参考信号源选择设置	External 外部参考信号
	Internal 内部参考信号
	Int. Sweep 内部扫频参考
External Ref Trigger 外部参考信号触发方式设置	TTL Rising Edge TTL 信号上升沿检测
	TTL Falling Edge TTL 信号下降沿检测
	Sine Zero Crossing Sine 信号过零检测
Int.Frequency 内部参考频率设置	用户手动输入，频率范围为 1 mHz 到 102 kHz，频率分辨率最小为 1 mHz
Phase(°) 参考相位设置	设置 PSD 算法两路正交参考信号的相移角度，移相精度为 0.01°，输入范围为-180°至+180°
Auto Phase 自动相移设置	Disable/Enable 关闭/开启

注意:

- 1.当选择好需要的设置后，需要点击“配置参考信号”，以完成各项参数的配置；全部参数都可同时更改，只需点击一次“配置参考信号”即可。
- 2.每次重新修改其中的设置后，都需要点击“配置参考信号”按钮以完成配置，否则设置无效。

当在参考信号配置中的“参考信号源”里选择“内部扫频参考”时，可对此项进行配置，器软件配置区域如图 63 红框内所示：

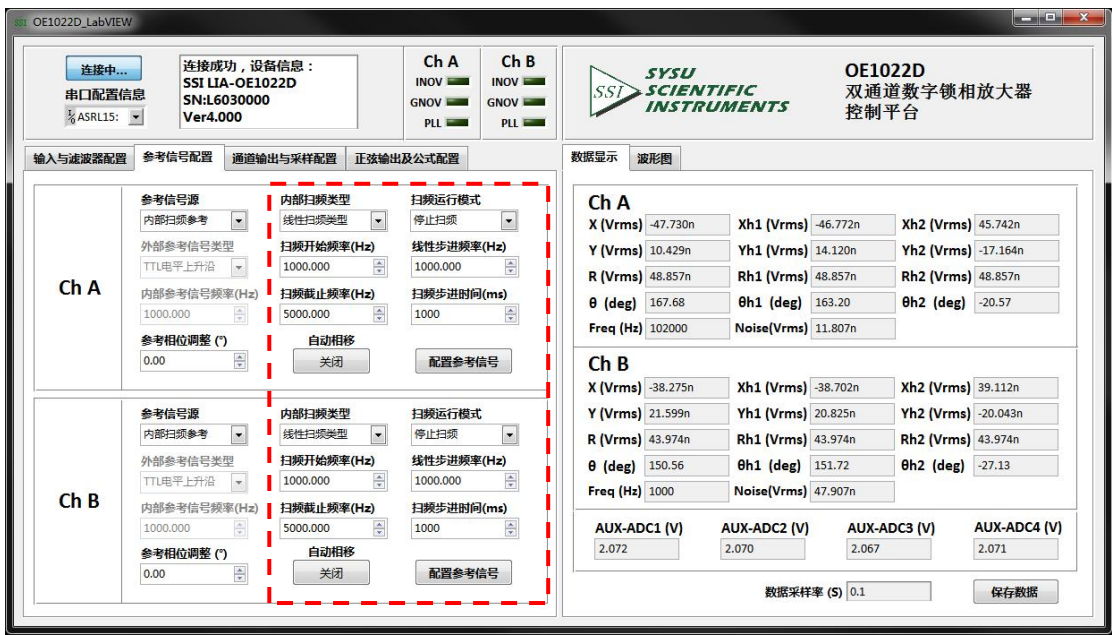


图 63. 内部扫频参考配置区域图

可供用户配置的选项如下表 11：

表 11. 内部扫频参考配置选项表

Int.Sweep Type 内部扫描类型设置	Linear 线性扫频类型
	Log 对数扫描类型
Int.Sweep Run Mode 扫频运行模式设置	Single 单次扫频
	Loop 循环扫频
	Stop 停止扫频
Int.Sweep Start(Hz) 内部扫频开始频率设置	用于设定扫频的开始频率值，由用户手动输入，频率范围为 1 mHz 到 102 kHz，频率分辨率最小为 1 mHz
Int.Sweep Step(Hz)	用于设置线性扫频或者对数扫频每次步进的频率值，用

线性步进频率设置	户手动输入。线性扫频：步长范围为 1 mHz 到 102 kHz，频率分辨率最小为 1 mHz；对数扫频：步长范围为 0.001%到 100 %
Int.Sweep Stop(Hz) 内部扫频截止频率设置	用于设定扫频的截止频率值，由用户手动输入，频率范围为 1 mHz 到 102 kHz，频率分辨率最小为 1 mHz
Linear Step Time(ms) 扫频步进时间设置	用于设置每次步进的时间，用户手动输入，步长范围为 1 ms 到 100 s，频率分辨率最小为 1 ms

注意:

当选择好需要的设置后，需要点击“配置参考信号”，以完成各项参数的配置；全部参数都可同时更改，只需点击一次“配置参考信号”即可。

6.2.5 通道输出与数据采样配置

通道输出与采样配置区域如下图 64 所示：

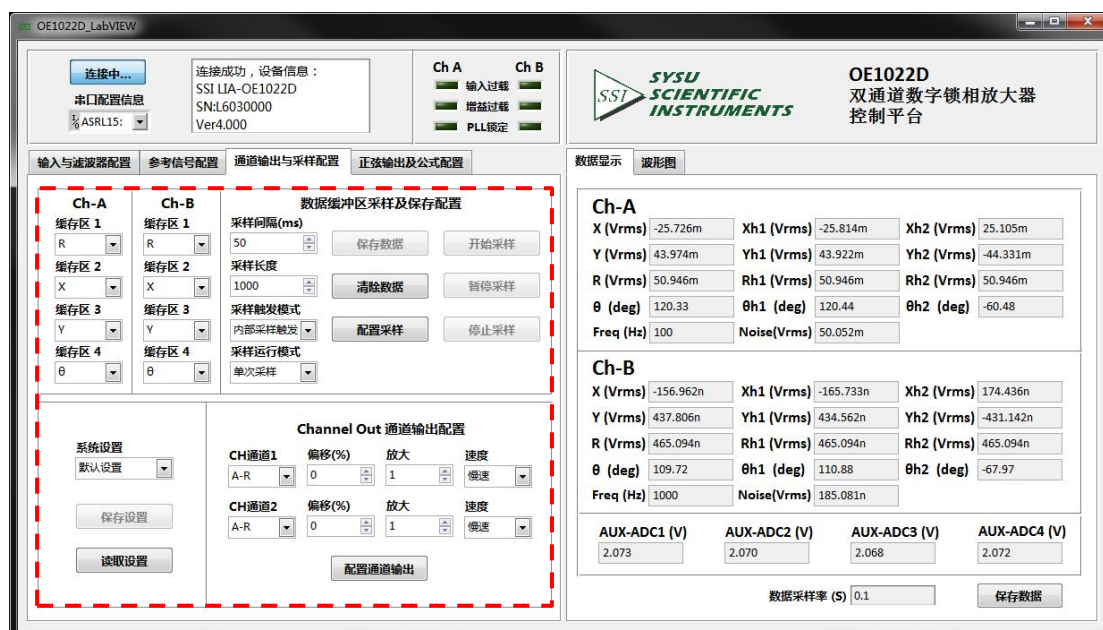


图 64. 数据缓存区配置区域图

通道输出与采样配置区域可以对数据缓存区配置、仪器的设置配置以及 Channel Out 通道输出进行配置，以下为各个部分的详细介绍。

6.2.5.1 数据缓存区配置

该项参数的软件配置区域如图 65 红框内所示：



图 65. 数据缓存区配置区域图

可供用户配置的选项如下表 12:

表 12. 数据缓存区配置选项表

Buffer 1 缓存区 1 内容	可选择信号的 X/Y/R/θ值、信号谐波的 X/Y/R/θ值、四路辅助输入的信号值 ADC1/ADC2/ADC3/ADC4、噪声值、频率值、公式值 E1/E2/E3/E4
Buffer 2 缓存区 2 内容	
Buffer 3 缓存区 3 内容	
Buffer 4 缓存区 4 内容	
Step Time(ms) 采样间隔设置	用于设定采样的时间间隔, 用户手动输入, 时间间隔范围为 1 ms 到 100 s, 分辨率最小为 1 ms
Length 采样长度设置	用于设定采样的数据长度, 用户手动输入, 长度范围为 1 到 16384, 分辨率最小为 1
Int/Ext 采样触发模式	Int 内部采样触发
	Ext 外部采样触发
Single/Loop 采样运行模式	Single 单次采样
	Loop 循环采样

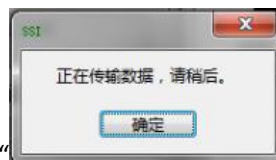
注意:

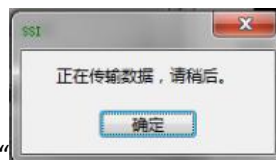
1. 当选择好需要的设置后, 需要点击“配置采样”, 此时才能对右边的“开始采样”进行设置。每次重新修改其中的设置后, 都需要点击“配置采样”按钮以完成配置并启动采样, 否则设置无效。

开始采样

2. 点击“开始采样”按钮, 其下方出现进度条“”时, 表示 OE1022D 已经启动数据采样, 当进度条跑到 100%后会消失不显示, 表示数据采样已完成; 在采样过程中可以通过点击“暂停采样”和“停止采样”按钮对采样过程进行控制。全部参数都可同时更改, 只需点击一次“配置采样”即可。

3. 采样完成之后才能对上方的“保存数据”和“清除数据”进行操作。这两个按钮用于保存和清除缓存区内的数据。



4. 点击“保存数据”按钮后, 界面会弹出窗口“”。点击“确定”之后

保存数据

开始保存数据, 按钮下方会显示进度条“”, 表示正在进行数据保存, 由于数据传输量较大, 保存过程中软件和机器均不能进行其他操作, 需等待片刻; 当进度条跑到 100%后会消失不显示, 表示已经保存好 buffer 采集的数据, 此时会在当前软件运行目录下生成一个 excel 表格, 文件名为 Buffer_Data.xls。点击“清除数据”按钮后, 会清

空四个数据缓存区，并清空当前软件运行目录下的 excel 表格的数据。

6. 2. 5. 2 系统设置读取与存储

该项参数的软件配置区域如图 65 红框内所示：

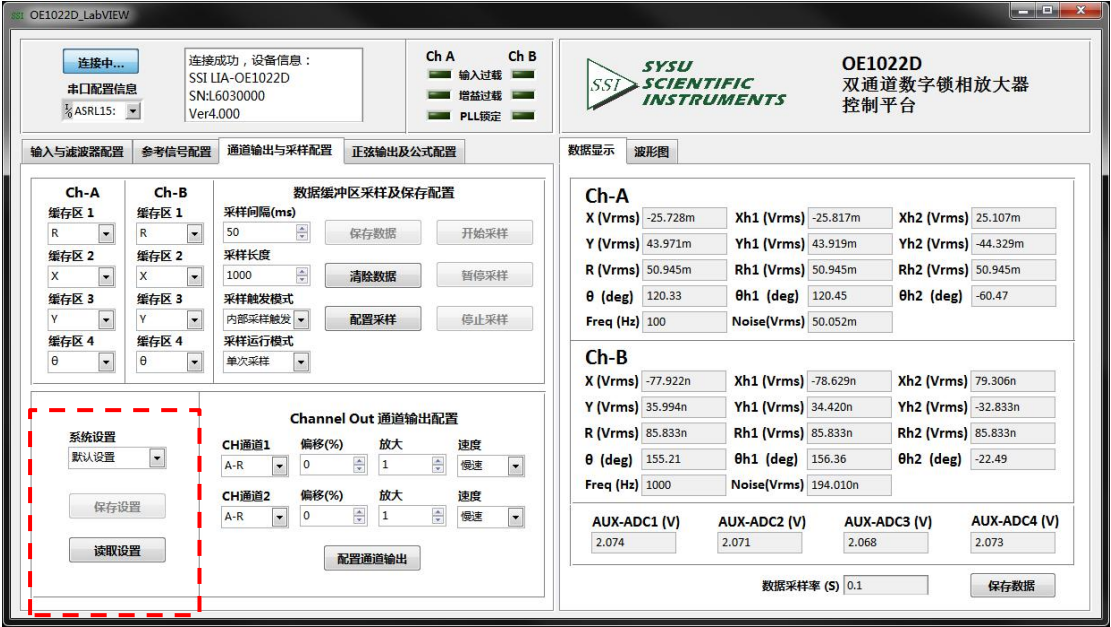


图 66. 数据缓存区配置区域图

可供用户配置的选项如下表 12：

表 13. 数据缓存区配置选项表

System Setting 系统设置	可选默认设置以及用户自定义的设置 1、设置 2、设置 3 和设置 4
Save Setting 保存设置	把当前设置保存到当前用户选定的系统设置中，可保存在设置 1、设置 2、设置 3 或设置 4
Recall Setting 读取设置	恢复为用户选定的系统设置。恢复为默认设置为仪器的出厂设置，设置 1、设置 2、设置 3 或设置 4 为用户自定义的设置

注意：
当选择好需要的设置后，需要点击“**读取采样**”或“**保存采样**”才会生效。

6. 2. 5. 3 Channel Out 通道输出配置

该项参数的软件配置区域如图 67 红框内所示：

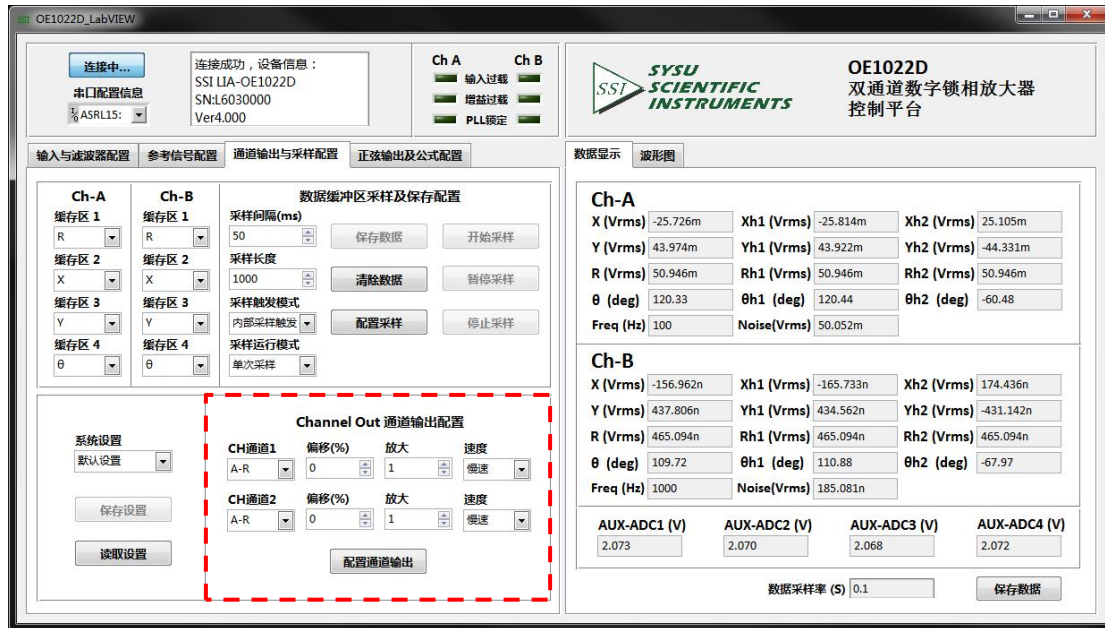


图 67. 输出通道的配置区域图

可供用户配置的选项如下表 14:

表 14. 输出通道配置选项表

Channel 1 输出通道 1	可以控制后面板上输出通道 CH1 输出用户需要的数值，数值类型包括两个通道信号的 X/Y/R/θ值、信号谐波的 X/Y/R/θ值、噪声值以及计算公式 E1/E2/E3/E4 值
Channel 2 输出通道 2	可以控制后面板上输出通道 CH2 输出用户需要的数值，数值类型包括两个通道信号的 X/Y/R/θ值、信号谐波的 X/Y/R/θ值、噪声值以及计算公式 E1/E2/E3/E4 值
Offset(%) 偏置设置	可调范围是 -100% -- +100% ，其中最小步进为 0.01%，默认 0.00%，只能对 R/X/Y 值进行设置
Expand 放大设置	可调范围是 1~256，默认值为 1
Speed 输出速度设置	可选择“快速/Fast”或者“慢速/Slow”。当选择“快速”时，输出通道 1 和 2 只能输出 R、X、Y 值。

注意：

- 1.当设置好 CH1 和 CH2 输出配置之后，点击“配置通道输出”，以完成各项参数的配置；全部参数都可同时更改。
- 2.每次重新修改其中的设置后，都需要点击“配置通道输出”按钮以完成配置，否则设置无效。

6.2.6 正弦输出及公式配置

正弦输出及公式配置如下图所示：



图 68. 正弦输出及公式配置区域图

正弦输出及公式配置区域可以对正弦信号输出的幅值大小、输出模式以及系统内自定义计算公式进行配置，以下为各个部分的详细介绍。

6.2.6.1 正弦信号输出配置

该项参数的软件配置区域如图 69 红框内所示：



图 69. 正弦信号输出配置区域图

可供用户配置的选项如下表 15：

表 15. 正弦信号输出配置选项表

SineOut Mode 正弦信号输出模式设置	Fixed 定值正弦信号
	Linear 线性扫幅模式
	Log 对数扫幅模式
Sine Out Voltage(Vrms) 正弦幅值设置	当正弦信号输出模式选择定值正弦信号时可操作此项，由用户手动输入，电压值范围为 1 mVrms 至 5 Vrms，最小分辨率为 1 mVrms。
SineOut Start Voltage(Vrms) 扫描开始幅值设置	用于设定扫幅的开始值，由用户手动输入，电压值范围为 1 mVrms 至 5 Vrms，最小分辨率为 1 mVrms。
SineOut Stop Voltage(Vrms) 扫描截止幅值设置	用于设定扫幅的截止值，由用户手动输入，电压值范围为 1 mVrms 至 5 Vrms，最小分辨率为 1 mVrms。
SineOut Sweep Step(Vrms) 扫描步进幅值设置	用于设置每次步进的频率值，用户手动输入。线性扫幅：电压值范围为 1m Vrms 至 5 Vrms，最小分辨率为 1 mVrms；对数扫幅：电压范围为 0.001%到 100%，最小分辨率为 0.001。
SineOut Run Mode 扫描运行模式设置	Single 单次扫频
	Loop

	循环扫频
	Stop 停止扫频
Step Time(ms) 扫描步进时间设置	用于设置每次步进的时间,用户手动输入,范围为 1 ms 到 100 s, 频率分辨率最小为 1 ms

注意:

- 1.当设置好正弦信号的输出配置之后, 点击“配置正弦输出”, 以完成各项参数的配置; 全部参数都可同时更改。
- 2.每次重新修改其中的设置后, 都需要点击“配置正弦输出”按钮以完成配置, 否则设置无效。

6.2.6.2 自定义公式配置

该项参数的软件配置区域如图 70 红框内所示：

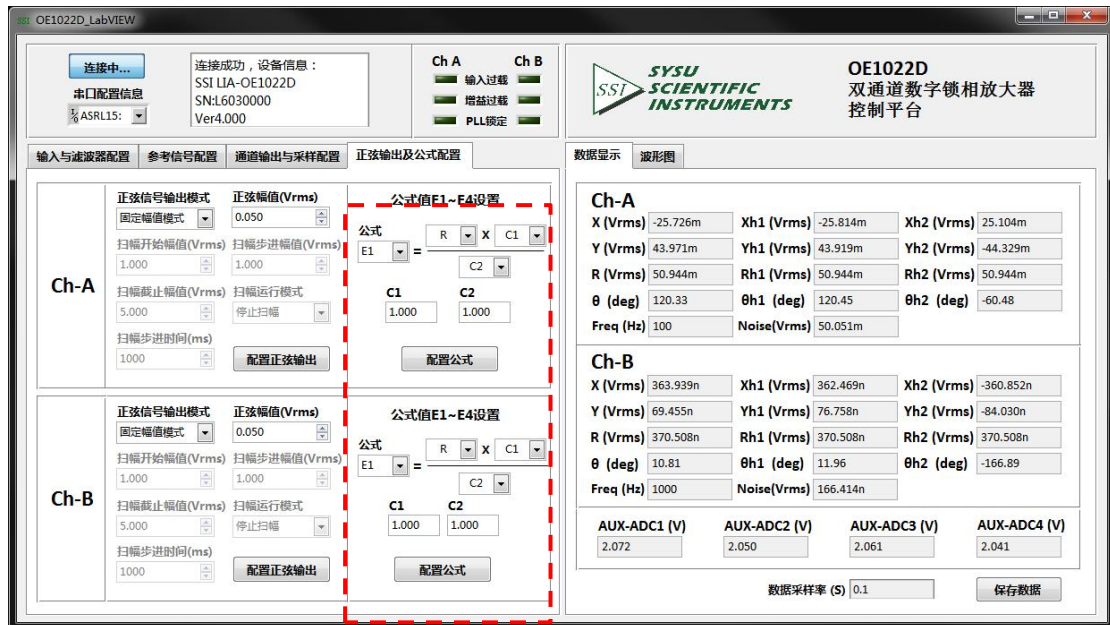


图 70. 公式配置区域图

可供用户配置的选项如下表 16：

表 16. 公式配置选项表

Equation 公式设置	公式的输出值可选择 E1/E2/E3/E4，输入的三个值可选择两个通道信号的 X/Y/R/θ 值、信号谐波的 X/Y/R/θ 值、四路辅助输入的信号值 ADC1/ADC2/ADC3/ADC4、噪声值、频率值以及参数 C1/C2 值
C1 C1 参数设置	用于设定公式的可选输入，由用户手动输入，范围为 -10 至 +10，最小分辨率为 0.001
C2 C2 参数设置	

注意：

1. 当设置好公式的输出配置之后，点击“配置公式”，以完成各项参数的配置；全部参数都可同时更改。
2. 每次重新修改其中的设置后，都需要点击“配置公式”按钮以完成配置，否则设置无效。

6.2.7 数据显示与保存

6.2.7.1 测量值实时显示

打开软件默认左窗口为“数据显示”选项页，视图如下：

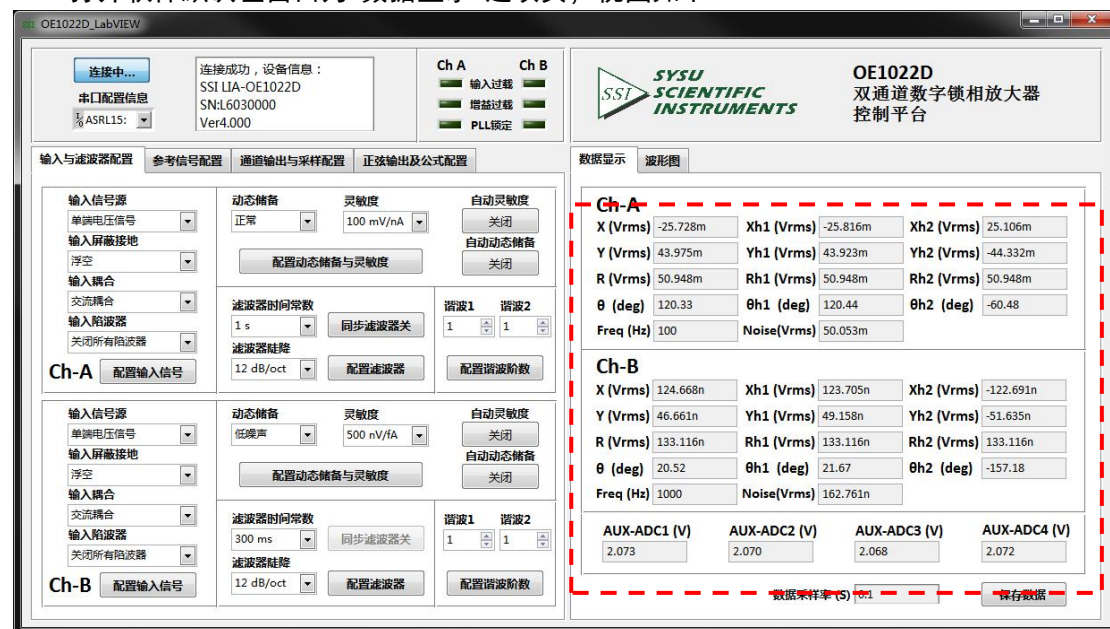


图 71. 谐波波形显示图

此时左窗口实时地显示两个测量通道的基波、谐波 1、谐波 2、频率、噪声以及辅助数据采集的四通道 ADC 的测量值。

注：显示数据 m、u、n、f、p 分别表示 10^{-3} 、 10^{-6} 、 10^{-9} 、 10^{-12} 。

6.2.7.2 数据保存

软件有数据记录保存的功能，可根据用户需要选择是否保存一段时间内的 OE1022D 采集到的数据。

保存的数据包括测量两个通道信号的 R、X、Y、θ、频率和噪声的值；测量的两路谐波的 R、X、Y 和 θ 的值；以及四路辅助输入的信号值。

选择是否存储数据的具体步骤如下：

1. 数据以 Excel 表格的形式保存，文件名为“Data_recorded_excel.xls”，保存在程序目录下。

2. 当软件运行时，点击图 72 红框内“保存数据”按钮，当按钮被按下并显示“保存中...”，表示正在保存当前采集的数据。

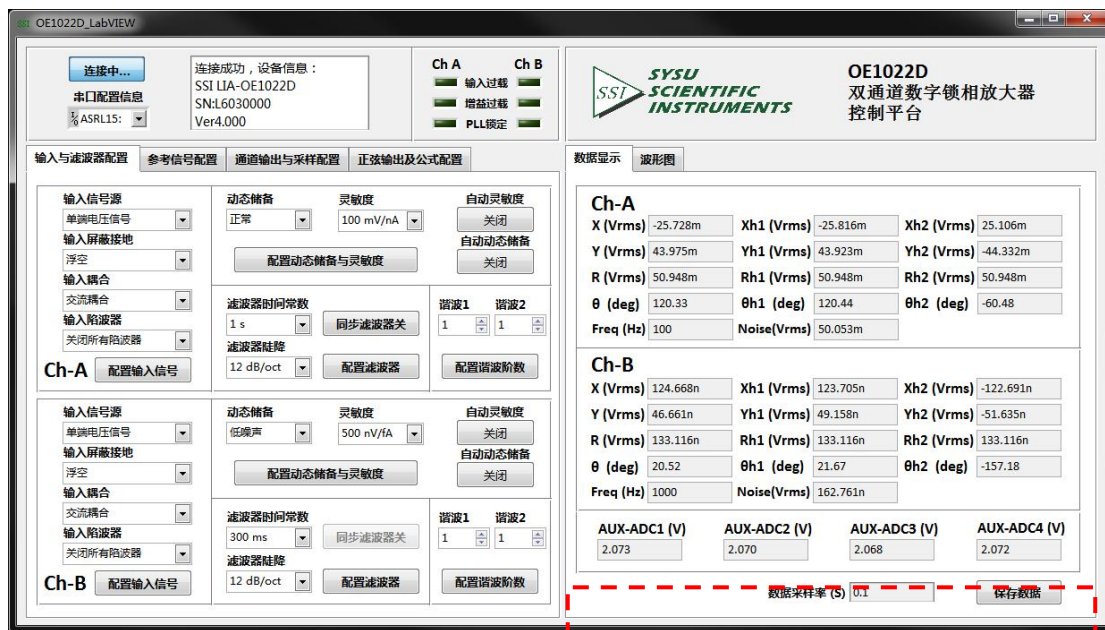


图 72. 数据保存配置区域图

3.再次按下“保存中...”按钮，按钮状态由“保存中...”重新变为“保存数据”，表示停止保存采集的数据。

4.在“数据采样率 (S) 0.1”可以修改当前显示和保存数据的采样率，输入范围为 0.1 s~100 s。

6.2.7.3 波形图显示

在软件左窗口选择“波形图”选项页，视图如下：

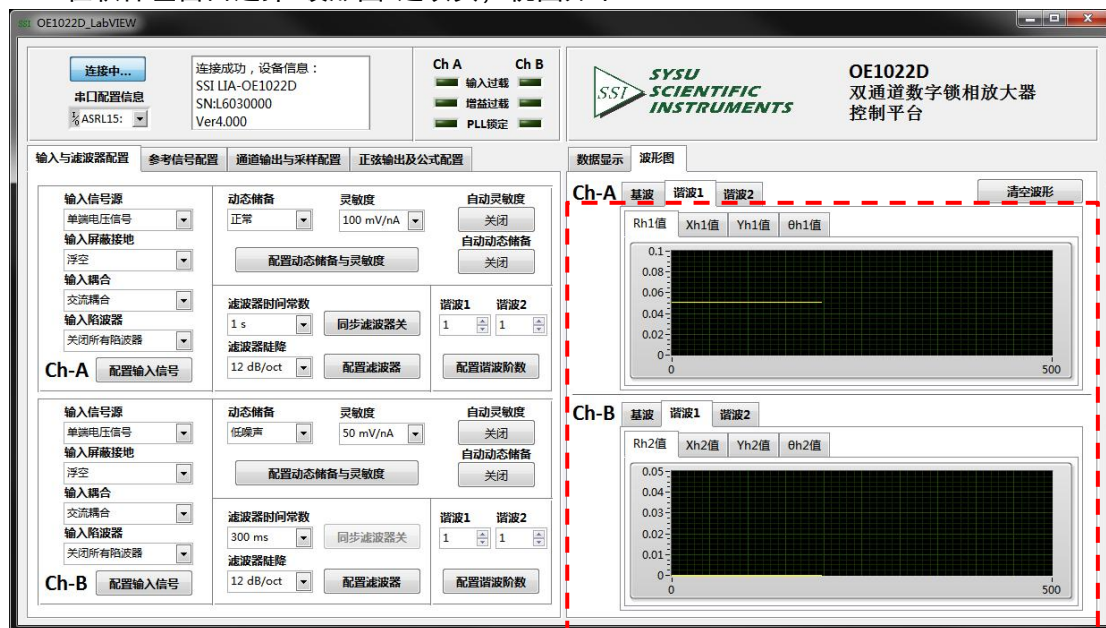


图 73. 谐波波形显示图

此时左窗口中可以分别设置显示基波、谐波 1、谐波 2 的 XY 坐标图。对每一个选项可设置显示对应的 R、X、Y 和 θ 值。

6.3 软件使用实例

本使用实例将简单演示如何使用 OE1022D PC 软件进行锁相放大器的参数配置以及 R、X、Y 和 θ 值的观察和记录。

首先需要按照前面 6.2 的软件使用说明，成功连接 OE1022D 与 PC 机，然后就可以开始进行配置了。

假设用户需要进行以下锁相放大器设置，并进行数据采集与保存：

表 17. 实例配置表

输入信号类型	单端电压输入
输入信号大小	40mV
输入耦合方式	AC
开启陷波器	不开启
动态储备	Normal Noise
满偏灵敏度	使用自动功能 Auto Sensitivity
参考信号输入	使用外部参考，1000 Hz
参考信号触发方式	TTL 上升沿触发
移相角度	0
低通滤波器的时间常数	300 ms
滤波器陡降	12 dB/oct
数据采样率	125 Hz
数据缓存区 1(buffer1)	X
数据缓存区 2(buffer2)	Y

要完成以上设置，具体操作步骤如下：

①首先根据表 17，在输入信号配置中选择输入信号类型、输入耦合方式和是否开启陷波器，其它选项默认，如下图 74 所示，最后需要点击“配置输入信号”，以完成输入信号的配置：



图 74. 输入信号配置图

②根据表 17，在参考信号配置区域选择参考信号源类型、外部参考和参考相位值，其它选项默认，如下图 75 所示，最后需要点击“配置参考信号”，以完成配置：

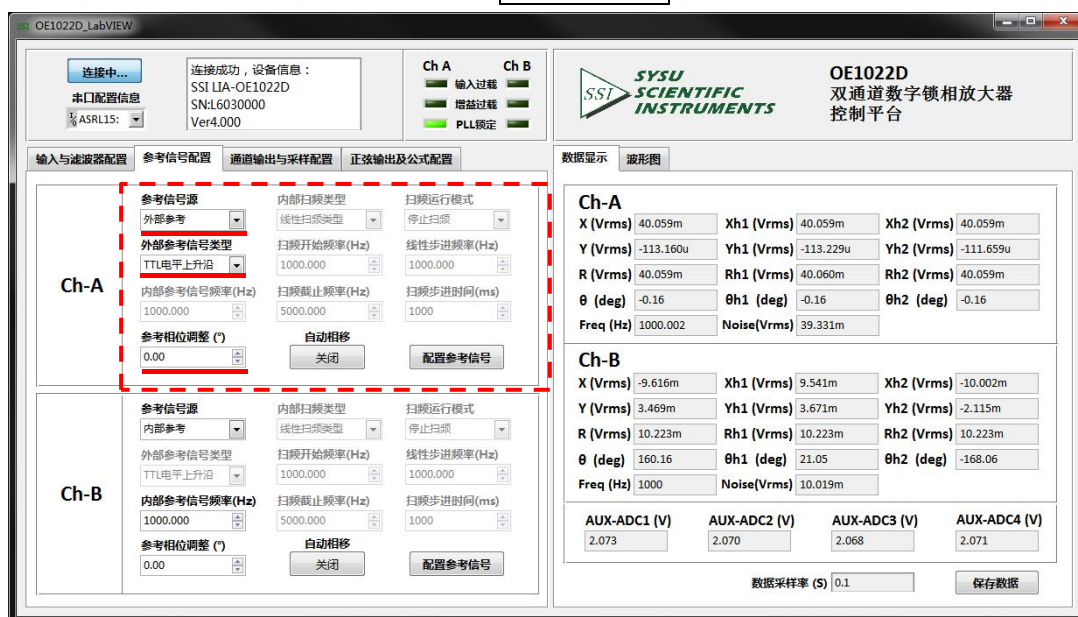


图 75. 参考信号配置图

若不使用“自动相移”和“自动量程”来自动设置移相和显示刻度范围，则不需要点击相应的“关闭”按钮，保持不变即可。

若使用“自动相移”来自动设置移相角度，则点击相应的“关闭”按钮，当按钮被按下并显示“处理中...”，表示 OE1022D 正在执行自动移相功能，当执行完毕后，按钮会重新复位为初始状态“关闭”，此时的“Phase”一项会更新为 OE1022D 返回的移相角度值。

③根据表 17，在滤波器配置区域选择好时间常数和滤波器陡降，其它选项默认，如下

图 76 所示，最后需要点击“配置滤波器”，以完成配置：

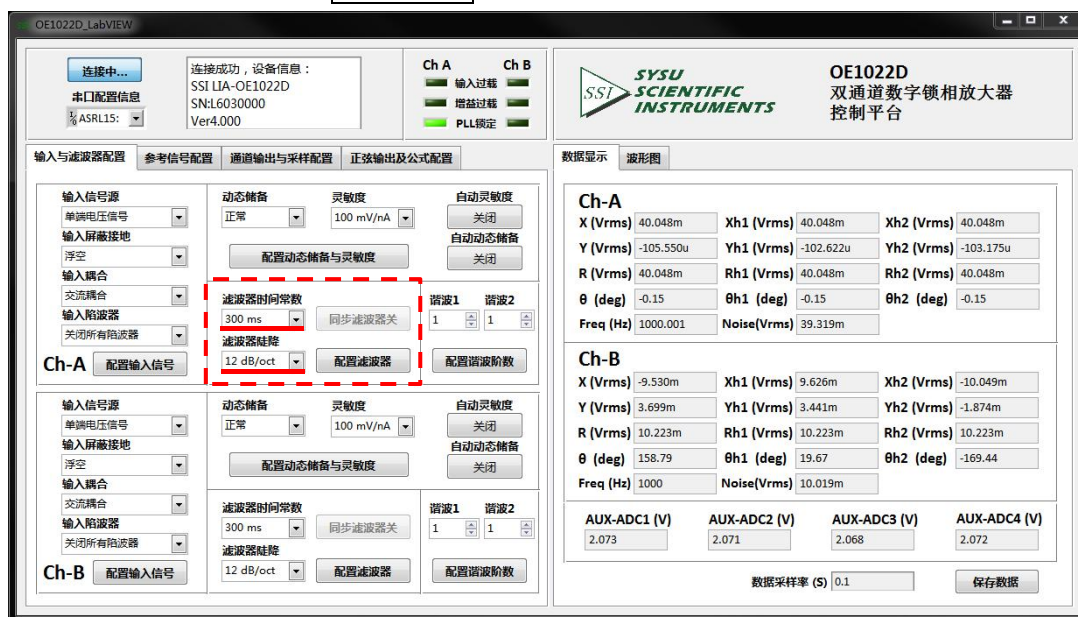


图 76. 滤波器配置图

若不使用同步滤波器，则不需要点击相应的“关闭”按钮，保持不变即可。

若使用同步滤波器，则点击相应的“同步滤波器关”按钮，当按钮被按下并显示“同步滤波器开”，表示 OE1022D 已经开启了同步滤波器功能，当用户需要关闭同步滤波器时，再次点击该按钮会重新复位为初始状态“同步滤波器关”，表示 OE1022D 已经关闭了同步滤波器功能。

④根据表 17，在动态储备和满偏灵敏度配置区域选择储备类型、灵敏度类型，其它选项默认，如下图 77 所示，最后需要点击“配置动态储备与灵敏度”，以完成配置；

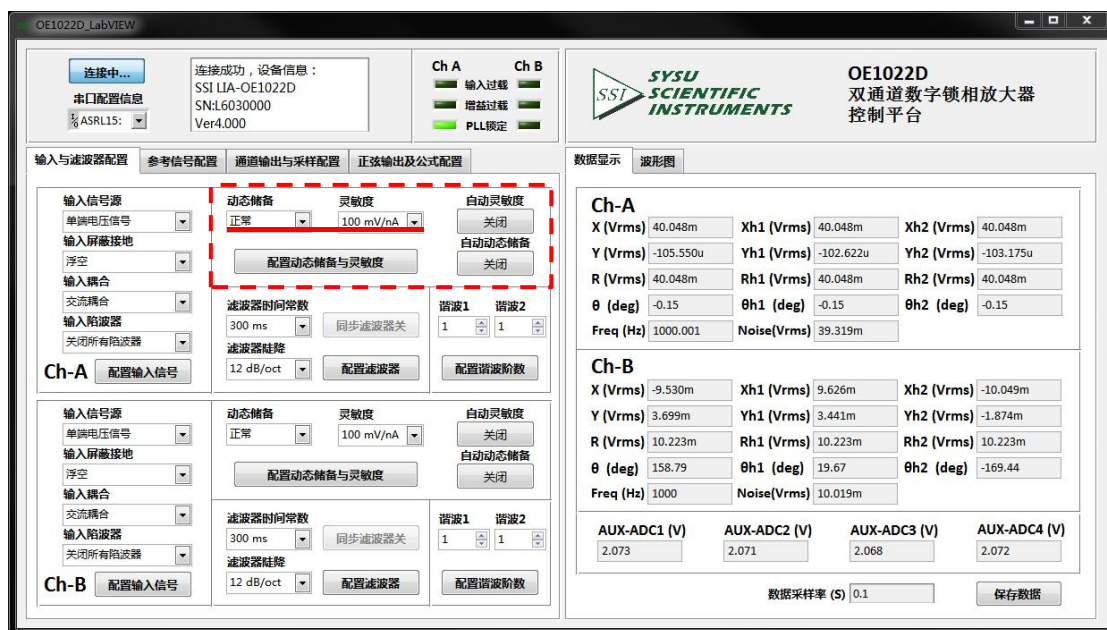


图 77. 动态储备和灵敏度配置图

另外，由于选择使用“自动灵敏度”来自动设置满偏灵敏度，只需要点击“自动灵敏度”下的“关闭”按钮，“该按钮会变为“处理中...””，表示 OE1022D 正在执行自动功能，当执行完毕后，按钮会重新复位为初始状态“关闭”，此时的“动态储备”和“灵敏度”一项会更新为 OE1022D 返回的值。

此时，再看主界面上的“Sensitivity”一项，对比图 77，发现 Sensitivity 已经改变为合适的灵敏度了（由 100 mV 变为 50 mV），如图 78 所示：



图 78. 自动灵敏度设置

把配置前后的 OE1022D 界面对比图如下两图所示，可见配置成功：

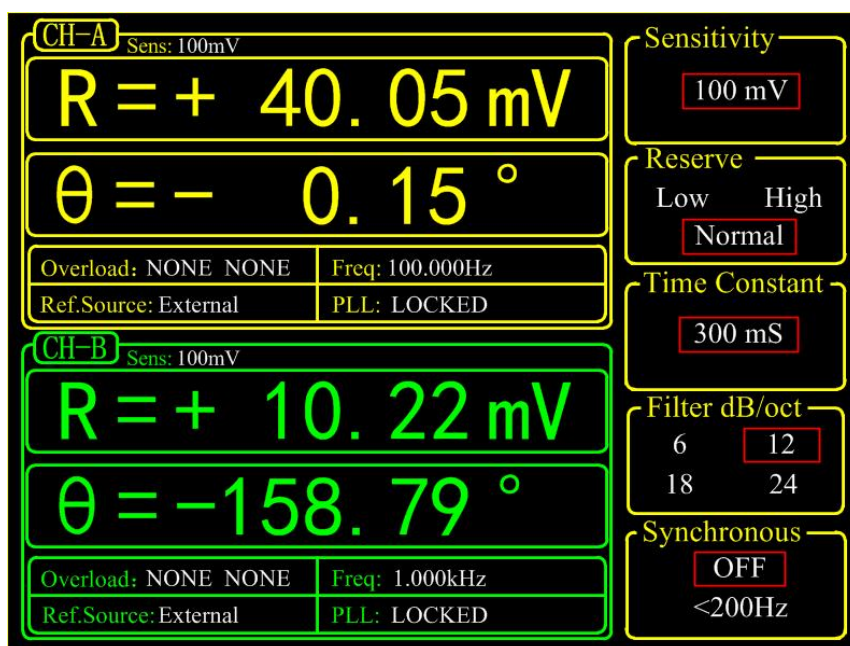


图 79. 配置前 OE1022D 界面-SENS 为 100 mV

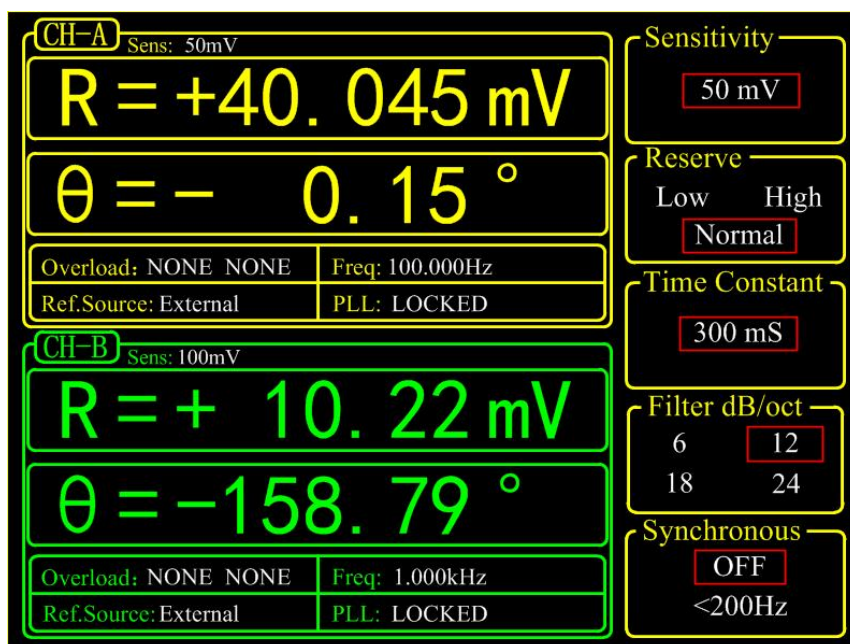


图 80. 配置后 OE1022D 界面-SENS 为 50 mV

⑤以上步骤 1-4 已经根据要求配置完了 OE1022D, 其它选项默认, 此时可以开始进行数据的采集和保存了。

数据以 Excel 表格的形式保存在选定目录下, 文件名为“Data_recorded_excel.xls”, 共有 32 列数据。

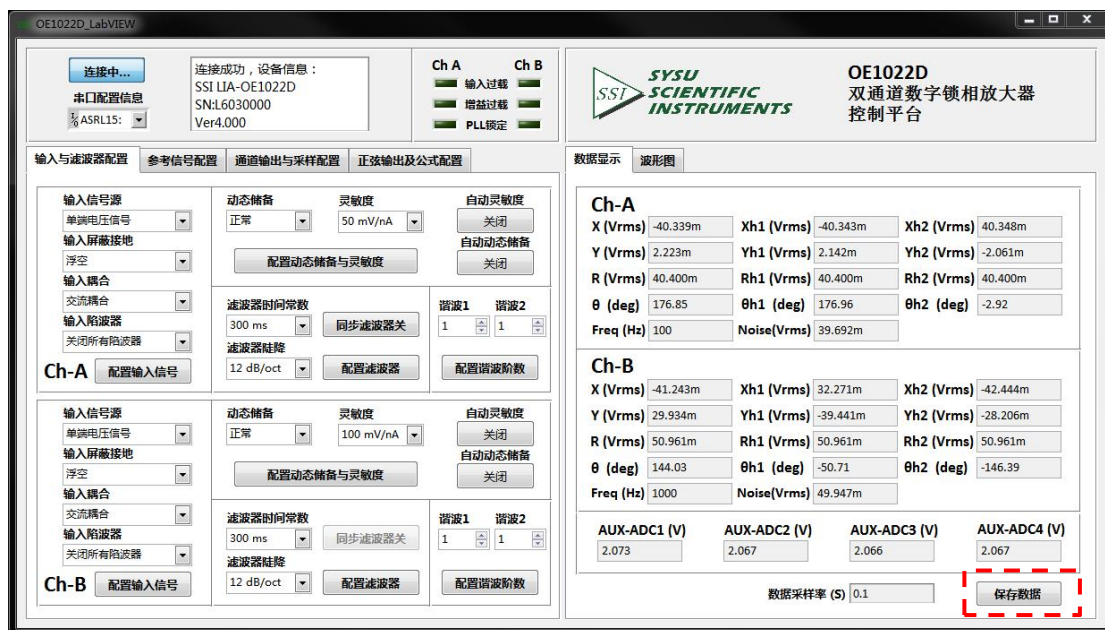


图 81. 数据保存暂停中

如图 81 所示，点击红框内按钮“保存数据”，当按钮被按下并显示“保存中...”，表示正在保存当前采集的数据，如图 82 所示：

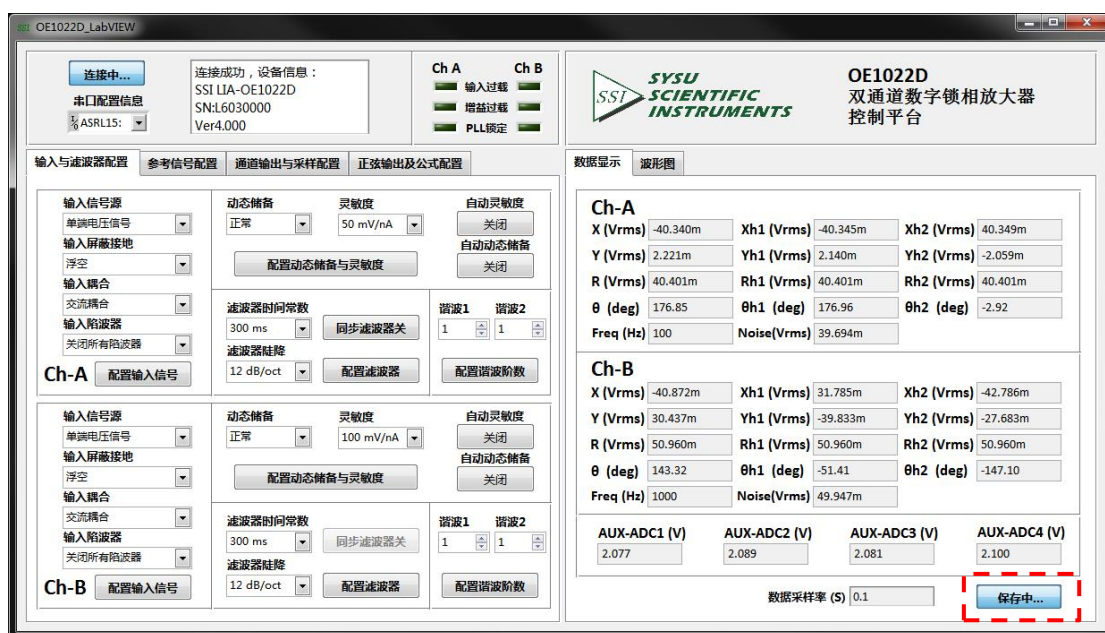


图 82. 数据保存执行中

⑥除了步骤 5 中的保存数据方法，还有一种是可以根据用户的需要设置不同的数据采样率，把数据保存在 OE1022D 的四个数据缓存区内，每个数据缓存区可以采集一种数据，数据类型参见 6.2.5.1 章节。

数据以 Excel 表格的形式保存在当前软件运行的目录下，文件名为 Data_recorded_excel.xls，如图 83 所示：

名称	修改日期	类型	大小
 Data_recorded_excel.xls	2016/10/27 19:50	Microsoft Excel ...	27 KB
 OE1022D_Console_CN.aliases	2016/10/27 10:24	ALIASES 文件	1 KB
 SSI OE1022D_Console_CN.exe	2016/10/27 10:24	应用程序	1,482 KB
 OE1022D_Console_CN.ini	2016/10/27 10:24	Configuration Se...	1 KB

图 83. 保存数据表格

具体操作如下（假设用户选择数据采样间隔为 50 ms，采样长度为 1000，缓存区 1~4 分别采集 R、X、Y 和 θ 值）：

1. 在数据缓存区配置区域选择好每个缓存区的采集数据类型、采样间隔和采样长度，其它选项默认，然后点击“配置采样”按钮，再点击右方的“开始采样”按钮。当在按钮下方出现进度条时，表示开始进行数据采集，如图 84 红框内所示。

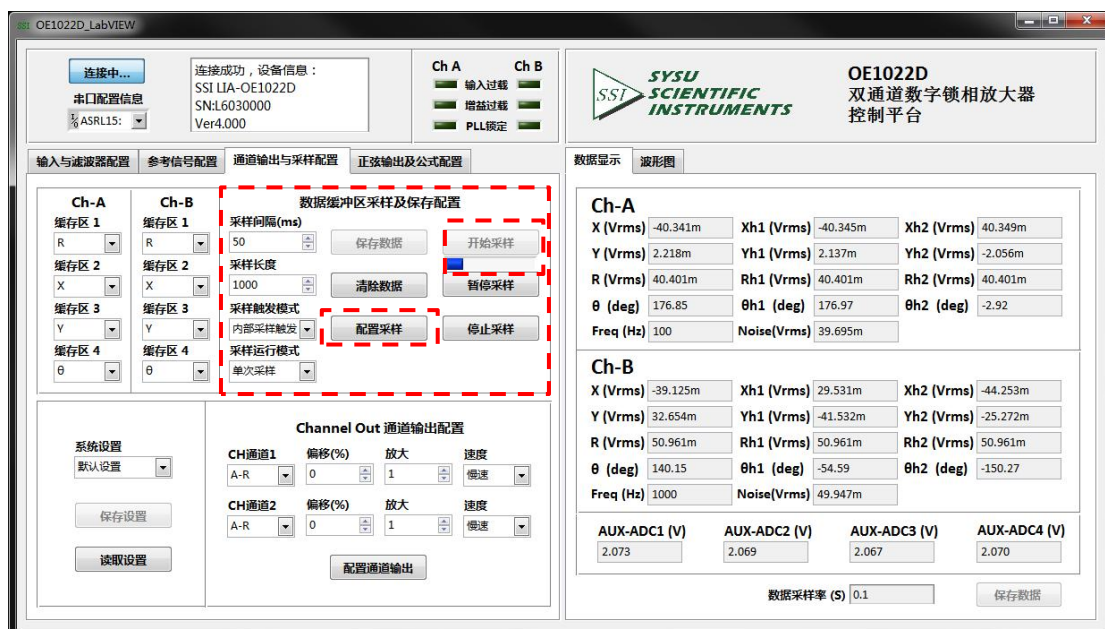


图 84. 数据采集

2. 当进度条时跑到 100% 时，进度条会消失不显示，表示 OE1022D 已经完成数据采集，此时若想保存数据，则点击图 85 红框的“保存数据”按钮：



图 85. 保存采集数据

如下图所示，当点击“保存数据”后，按钮下方会显示进度条，表示正在进行数据保存；当进度条跑到 100%后会消失不显示，表示已经保存好缓存区采集的数据，此时在软件运行的当前文件夹会生成上面讲过的四个 excel 文档。



图 86. 采集数据保存中

7. 性能测试

简介

本章性能测试的目的是让用户验证我们设备的测量结果能否正确,同时增加对我们的信心。

每一项测试的结果可以记录在本章最后的性能测试记录表上。

序列号

如果有疑问需要联系我们公司,请记下设备的序列号,方便我们登记资料。序列号在设备背面、光盘盒和包装箱上均有标明。同时设备开启后,在<INFO>中也可以查看序列号。

固件版本

设备开启后,在前面板的<INFO>中可以查看设备的固件版本号。

预热

由于设备内部芯片存在温漂现象,为了减少测试结果的误差,在测试之前,最好先启动设备预热一段时间(30-60 分钟)。

测试记录

本章最后有一份性能测试记录表,填写之前最好备份一份。在完成所有测试并填写完记录表后,可以根据记录表上的数据来判断设备的性能测试是否通过。请保存好记录表,方便以后跟我们工程师联系。

测试失败

如果测试失败,请重新检查一遍本设备和外部设备的设置是否正确;设置检查完成后,确保设置正确,预热后重新进行测试。如果条件允许,更换其他外部设备再进行测试。

如果测试还是失败,请查询设备的序列号和固件版本号,并准备好性能测试记录表,与我们公司进行联系。

测试必要设备

1. 函数信号发生器

Freq Range	1 Hz to 1 MHz
Freq Accuracy	Better than 5 ppm
Amplitude Accuracy	0.2dB from 1 Hz to 102 kHz
Spurious	≤ -55 dBc
TTL SYNC	Available
Output Setup	50 Ω or High Z

推荐 AGILENT 33250A

2. 数字万用表

Voltage Range	≥ 20 V, 4 1/2 digits
Accuracy	$\leq 0.005\%$

推荐 KEITHLEY 2100

3. 直流稳压源

Voltage Range	≥ 10 V
Accuracy	< 10 mVpp

推荐 RIGOL DP831A

4. 短路连接器

BNC 电阻	50 Ω
--------	-------------

前面板液晶测试

打开背部电源开关，启动设备；观察液晶屏幕，是否点亮；在开机界面中，观察屏幕是否存在坏点。

键盘测试

在启动设备后，尝试按下某一个按键，会听到设备发出“滴”声；测试每一个按键，观察屏幕，看对应的设置是否改变；最后在<Sensitivity>中测试旋钮是否工作正常。

7.1 启动测试

通过启动测试检测锁相放大器的硬件。必须在进行其它性能测试前完成这项测试。

设备

在本测试中不需要外部设备。

步骤

- 1) 打开背部电源开关，启动锁相放大器；
- 2) 观察设备屏幕、键盘功能、背部散热风扇是否工作正常；
- 3) 在本章最后的测试记录表中记录通过与否。

7.2 直流偏置

本项测试主要进行输入端直流偏置的测试。

设备

使用 50 Ω BNC 电阻负载将 A/I 接口短路，短路后锁相放大器可以测量自身的直流偏置。

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 按以下顺序修改设置：
 - <Ref.source>: 修改为<Internal>。
 - <Ref.Frequency>: 修改为 1 Hz。
 - <Sensitivity>: 使用旋钮修改为<1 mV>。
- 3) 等待 10 秒后，记录<R>值；
- 4) 修改设置：
 - <Coupling>: 修改为<DC>。
- 5) 等待 10 秒后，记录<R>值；
- 6) 到此完成直流偏置测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.3 共模抑制

本项测试主要进行锁相放大器的共模抑制测试。

设备

我们使用信号发生器产生的正弦波作为输出提供信号。

连接锁相放大器的 SINE OUT 输出端与 IN+、IN- 输入端。把 BNC T 型接头插到 SINE OUT 接口上，使用 2 条等长的信号线（带 BNC 公接头）分别连接 T 型头与 IN+、IN- 接口。

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 按以下顺序修改设置：
 - <Sensitivity>: 使用旋钮修改为 <1 V>。
 - <Ref.source>: 修改为 <Internal>。
 - <Ref.Frequency>: 修改为 100 Hz。
- 3) 等待 <R> 值稳定，<R> 值应该为 1.000 Vrms（3% 误差）；
- 4) 按以下顺序修改设置：
 - <Coupling>: 修改为 <DC>。
 - <Source>: 修改为 <A-B>。
 - <Sensitivity>: 使用旋钮修改为 <200uV>。
- 5) 等待 10 秒后，记录 <R> 值；
- 6) 到此完成共模抑制的测试，共模抑制比 $CMRR = 20\lg(1.0/R)$ ，其中 R 值单位为 V。在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.4 幅值精度和平坦度

本项测试主要进行幅值精度和频率响应的测试。

设备

我们使用函数信号发生器提供精准的频率和正弦波。

使用一条信号线（带 BNC 公接头）连接函数信号发生器的输出接口到锁相放大器的 IN+ 接口，使用另一条信号线连接函数信号发生器的参考信号接口和锁相放大器对应的 REF IN 接口。

设置函数信号发生器：

函数：	正弦波
频率：	1 kHz
幅值：	1 Vrms
偏置：	0 V
输出：	高阻
扫频：	off
调整：	none

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 修改设置：
Filter dB/oct: 修改为 24 dB/oct。
- 3) 幅值精度的测试需要保持函数信号发生器的频率为 1 kHz，按以下顺序修改其幅值和锁相放大器的<Sensitivity>:

<u>Sensitivity</u>	<u>Amplitude</u>
1 V	1.0000 Vrms
200 mV	200.00 mVrms
100 mV	100.00 mVrms
20 mV	20.000 mVrms
10 mV	10.000 mVrms

- a) 设置函数信号发生器的幅值；
 - b) 设置锁相放大器的<Sensitivity>；
 - c) 等待 10 秒后，记录<R>值，然后测试另外一组数据；
 - d) 重复 3a 到 3c 直到完成幅值精度测试。
- 4) 频率响应的测试在大于 1 kHz 的频率下进行，按以下顺序修改函数发生器的频率：

Test Frequencies

24 kHz
48 kHz
72 kHz
96 kHz

- a) 设置锁相放大器的<Sensitivity>为<200 mV>；
 - b) 设置函数信号发生器的频率为 1kHz，幅值为 200.00 mVrms；
 - c) 按顺序设置函数信号发生器的频率；
 - d) 等待 10 秒后，记录<R>值，然后测试另外一组数据；
 - e) 重复 4c 到 4d 直到完成频率响应测试。
- 5) 到此完成幅值精度和频率响应的测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.5 幅值线性度

本项测试主要进行幅值线性度的测试，测试锁相放大器如何在信号小于满量程的情况下准确测量。

设备

我们使用函数信号发生器提供精准的频率和正弦波。

使用一条信号线（带 BNC 公接头）连接函数信号发生器的输出接口到锁相放大器的 IN+ 接口，使用另一条信号线连接函数信号发生器的参考信号接口和锁相放大器对应的 REF IN 接口。

设置函数信号发生器：

函数： 正弦波
频率： 1 kHz
幅值： 1 Vrms
偏置： 0 V
输出： 高阻
扫频： off
调整： none

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 修改设置：
 - <Filter dB/oct>：修改为<24 dB/oct>。
 - <Sensitivity>：使用旋钮修改为<1 V>。
- 3) 保持函数信号发生器的频率为 1 kHz，按以下顺序修改其幅值：
 - Amplitude
 - 1.0000 Vrms
 - 100.00 mVrms
 - 10.000 mVrms
 - a) 设置函数信号发生器的幅值；
 - b) 等待 10 秒，记录<R>值，然后测试另外一组数据；
 - c) 重复 3a 到 3b 直到完成所有数据测量。
- 4) 到此完成幅值线性度的测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.6 频率精度

本项测试主要进行频率精度的测试。

设备

我们使用函数信号发生器提供参考信号。

使用一条信号线（带 BNC 公接头）连接函数信号发生器的参考信号接口和锁相放大器的 REF IN 接口。

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 设置函数信号发生器的频率为 10 kHz；
- 3) 等待锁相放大器屏幕右下方的<PLL>由<UNLOCK>变为<LOCKED>后，记录<Freq>值；
- 4) 到此完成频率精度测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.7 Sine Out 幅值精度和平坦度

本项测试主要测试由信号发生器产生的正弦波（Sine Out）的幅值精度和频率响应。

设备

使用一条 1 米长的信号线（带 BNC 公接头）连接 SINE OUT 接口和 IN+接口。

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 修改设置：
 - <Sensitivity>：使用旋钮修改为<1 V>。
 - <Ref.source>：修改为<Internal>。
- 3) 幅值精度的测试需要保持内部参考信号的频率为 1 kHz，按以下顺序修改<Sensitivity>和 Sine 幅值：

<u>Sensitivity</u>	<u>Sine Out Fixed Voltage</u>
1 V	0.8Vrms
200 mV	0.160 Vrms
50 mV	0.040 Vrms
10 mV	0.008 Vrms

- a) 设置<Sine Output>的幅值；
- b) 设置锁相放大器的<Sensitivity>；
- c) 等待 10 秒后，记录<R>值，然后测试另外一组数据；
- d) 重复 3a 到 3c 直到完成幅值精度测试。
- 4) 频率响应的测试在大于 1 kHz 的频率下进行，按以下顺序修改<Ref.Frequency>的值：

<u>Test Frequencies</u>
24 kHz
48 kHz
72 kHz
96 kHz

- a) 设置锁相放大器的<Sensitivity>为 1 V；
- b) 设置<Sine Output>的值为 1 Vrms；
- c) 按顺序设置<Ref.Frequency>的值；
- d) 等待 10 秒后，记录<R>值，然后测试另外一组数据；
- e) 重复 4c 到 4d 直到完成频率响应测试。
- 5) 到此完成<Sine Out>幅值精度和频率响应的测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.8 两路模拟输出和四通道辅助输入

本项测试主要测试锁相放大器的直流输入的精度。

设备

我们使用线性直流稳压源作为直流输入。然后使用数字万用表来测量锁相放大器的模拟输出。

使用 50ΩBNC 电阻负载将 A/I 接口短路。

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 修改设置：
 - <Ref.source>: 修改为<Internal>。
- 3) 按以下步骤：
 - a) 使用信号线连接 CH1（或 CH2）接口到数字万用表，设置数字万用表量程为 19.999 V；
 - b) 按以下列表顺序修改<Channel Output>中的<Offset>：

Offset (%)

100.00
50.00
0.00
-50.00
-100.00

- c) 等待 10 秒后，记录数字万用表读数，然后测试下一组数据；
 - d) 重复 2b 到 2c，直到完成 CH1 的测试，然后换 CH2 连接到数字万用表，继续完成 CH2 的测试。
- 4) 按以下步骤：
 - a) 修改设置：[DISPLAY]子菜单中，修改<Top>中的<Type>以及<Trace>为<List>以及<ADC>；
 - b) 使用信号线连接直流稳压源的电压输出接口到锁相放大器 AUX-IN（后面板）中 1 接口；
 - c) 按以下顺序设置直流稳压源的输出电压：

Voltage (V)

10.000
5.000
0.000
-5.000
-10.000

- d) 等待 10 秒后，记录屏幕上方<A1>读数，然后测试下一组数据；
 - e) 重复 4c 到 4d，知道完成 A1 的测试，然后依次连接直流稳压源输出接口到 A2、A3、A4，完成 A2、A3、A4 的测试。

- 5) 到此完成直流输出和输入的测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.9 输入噪声

本项测试主要测试锁相放大器的输入噪声。

设备

使用 50 Ω BNC 电阻负载将 A/I 接口短路，输入接地后锁相放大器可以测量自身的输入噪声。

步骤

- 1) 先关闭再打开背部电源开关，重新启动锁相放大器；
- 2) 按以下顺序修改设置：
 - <Ref.source>: 修改为<Internal>。
 - <Ref.Frequency>: 修改为 997 Hz。
 - <Sensitivity>: 使用旋钮修改为<100 nV>。
 - <Reserve>: 修改为<Low>。
 - <Filter dB/oct>: 修改为<24 dB/oct>。
 - <Trace>: 修改<Display>中的<Trace>为<Noise>。
- 3) 等待读数较为稳定后，记录 Noise 值（取最大值）；
- 4) 到此完成输入噪声测试，在本章最后的测试记录表中填入数据。

7.10 OE1022D 性能测试记录表

OE1022D 性能测试记录表				
序列号:		测试人员:		
固件版本:		日期:		
仪器用途:				
1.启动测试				
	Pass		Fail	
2.直流偏置				
	<u>Input Coupling</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>	
<u>测量通道 A</u>	AC		0.500 mV	
<u>测量通道 A</u>	DC		0.500 mV	
<u>测量通道 B</u>	AC		0.500 mV	
<u>测量通道 B</u>	DC		0.500 mV	
3.共模抑制				
	<u>Frequency</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>	
<u>测量通道 A</u>	100 Hz		30 uV	
<u>测量通道 B</u>	100 Hz		30 uV	
4.幅值精度和平坦度				
测量通道 A				
<u>Sensitivity</u>	<u>Amplitude</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1 V	1.0000 Vrms	0.9800 V		1.0200 V
200 mV	200.00 mVrms	198.00 mV		202.00 mV
100 mV	100.00 mVrms	98.00 mV		102.00 mV
20 mV	20.000 mVrms	19.60 mV		20.400 mV
10 mV	10.000 mVrms	9.800 mV		10.200 mV
<u>Sensitivity</u>	<u>Frequency</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
200 mV	24 kHz	196 mV		204 mV
200 mV	48 kHz	196 mV		204 mV
200 mV	72 kHz	196 mV		204 mV
200 mV	96 kHz	196 mV		204 mV

测量通道 B

<u>Sensitivity</u>	<u>Amplitude</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1 V	1.0000 Vrms	0.9800 V	_____	1.0200 V
200 mV	200.00 mVrms	198.00 mV	_____	202.00 mV
100 mV	100.00 mVrms	98.00 mV	_____	102.00 mV
20 mV	20.000 mVrms	19.60 mV	_____	20.400 mV
10 mV	10.000 mVrms	9.800 mV	_____	10.200 mV

<u>Sensitivity</u>	<u>Frequency</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
200 mV	24 kHz	196 mV	_____	204 mV
200 mV	48 kHz	196 mV	_____	204 mV
200 mV	72 kHz	196 mV	_____	204 mV
200 mV	96 kHz	196 mV	_____	204 mV

5.幅值线性度

测量通道 A

<u>Sensitivity</u>	<u>Amplitude</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1 V	1.0000 Vrms	0.9900 V	_____	1.0100 V
	100.00 mVrms	0.0990 V	_____	0.1010 V
	10.000 mVrms	0.0099 V	_____	0.0101 V

测量通道 B

<u>Sensitivity</u>	<u>Amplitude</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1 V	1.0000 Vrms	0.9900 V	_____	1.0100 V
	100.00 mVrms	0.0990 V	_____	0.1010 V
	10.000 mVrms	0.0099 V	_____	0.0101 V

OE1022D 性能测试记录表

6. 频率精度

	<u>Frequency</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
测量通道 A	10 kHz	9.990 kHz	_____	10.010 kHz
测量通道 B	10 kHz	9.990 kHz	_____	10.010 kHz

7. Sine Out 幅值精度和平坦度

测量通道 A

<u>Sensitivity</u>	<u>SineOut Ampl.</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1 V	0.800Vrms	0.776 Vrms	_____	0.824 Vrms
200 mV	0.160 Vrms	155.2mVrms	_____	164.8 mVrms
50 mV	0.040 Vrms	38.80 mVrms	_____	41.20 mVrms
10 mV	0.008 Vrms	7.760mVrms	_____	8.240 mVrms

<u>SineOut Ampl.</u>	<u>Frequency</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1.000 Vrms	24 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V
	48 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V
	72 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V
	96 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V

测量通道 B

<u>Sensitivity</u>	<u>SineOut Ampl.</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1 V	0.800Vrms	0.776 Vrms	_____	0.824 Vrms
200 mV	0.160 Vrms	155.2mVrms	_____	164.8 mVrms
50 mV	0.040 Vrms	38.80 mVrms	_____	41.20 mVrms
10 mV	0.008 Vrms	7.760mVrms	_____	8.240 mVrms

<u>SineOut Ampl.</u>	<u>Frequency</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
1.000 Vrms	24 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V
	48 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V
	72 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V
	96 kHz	0.9700 V	_____	0.1030 V

8.直流输出

<u>Output</u>	<u>Offset</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
CH1	100.00	9.960 V	_____	10.040 V
	50.00	4.960 V	_____	5.040 V
	0.00	-0.020 V	_____	0.020 V
	-50.00	-5.040 V	_____	-4.960 V
	-100.00	-10.040 V	_____	-9.960 V

<u>Output</u>	<u>Offset</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
CH2	100.00	9.960 V	_____	10.040 V
	50.00	4.960 V	_____	5.040 V
	0.00	-0.020 V	_____	0.020 V
	-50.00	-5.040 V	_____	-4.960 V
	-100.00	-10.040 V	_____	-9.960 V

OE1022D 性能测试记录表

8. 直流输入 (续前表)

<u>Input</u>	<u>Voltage</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
AUX IN 1	10.000	9.960 V	_____	10.040 V
	5.000	4.960 V	_____	5.040 V
	0.000	-0.020 V	_____	0.020 V
	-5.000	-5.040 V	_____	-4.960 V
	-0.000	-10.040 V	_____	-9.960 V
AUX IN 2	10.000	9.960 V	_____	10.040 V
	5.000	4.960 V	_____	5.040 V
	0.000	-0.020 V	_____	0.020 V
	-5.000	-5.040 V	_____	-4.960 V
	-0.000	-10.040 V	_____	-9.960 V
<u>Input</u>	<u>Voltage</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
AUX IN 3	10.000	9.960 V	_____	10.040 V
	5.000	4.960 V	_____	5.040 V
	0.000	-0.020 V	_____	0.020 V
	-5.000	-5.040 V	_____	-4.960 V
	-0.000	-10.040 V	_____	-9.960 V
<u>Input</u>	<u>Voltage</u>	<u>Lower Limit</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
AUX IN 4	10.000	9.960 V	_____	10.040 V
	5.000	4.960 V	_____	5.040 V
	0.000	-0.020 V	_____	0.020 V
	-5.000	-5.040 V	_____	-4.960 V
	-0.000	-10.040 V	_____	-9.960 V

9. 输入噪声

测量通道 A

<u>Frequency</u>	<u>Sensitivity</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
997 Hz	100 nV	_____	15 nV/√Hz

测量通道 B

<u>Frequency</u>	<u>Sensitivity</u>	<u>Reading</u>	<u>Upper Limit</u>
997 Hz	100 nV	_____	15 nV/√Hz

8. 操作实例

8.1 基本信号测量

本操作实例将简单演示如何使用 OE1022D 测量信号的 R、 θ 、X 以及 Y 值。你需要准备两条带 BNC 接头的信号线用于输入待测信号及参考信号。现在我们举例使用函数信号发生器产生一个幅值为 80 mVrms、频率为 1 kHz 的正弦波，并用 OE1022D 进行测量。步骤如下：

1. 断开所有与机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关，此时系统处于默认设置状态。
2. 用一条带 BNC 接头的信号线连接函数信号发生器的输出接口和 OE1022D 前面板通道 A 的 SIGNAL IN 的 IN+接口，用另一条带 BNC 接头的信号线连接函数信号发生器的参考信号接口和 OE1022D 前面板通道 A 的 REF IN 接口，如图 87 所示：

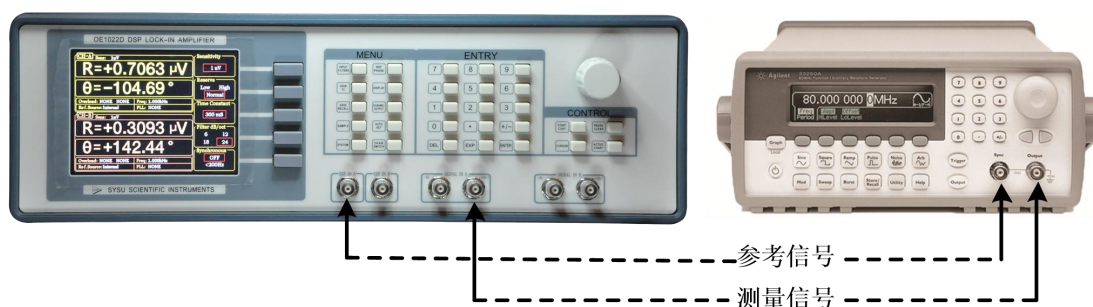


图 87. 信号线连接图

3. 打开函数信号发生器电源，将参数设置为“波形：正弦波”、“幅值：80 mVrms”、“频率：1 kHz”、“输出阻抗：高阻”，待测信号参数如图 88 所示：

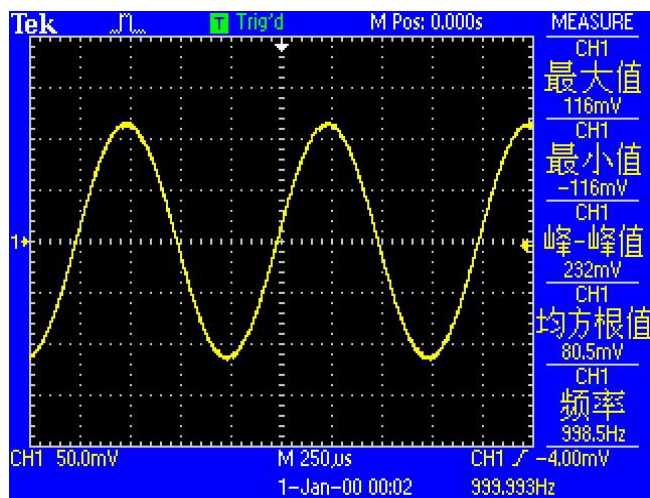


图 88. 待测信号参数图

4. 开启函数信号发生器的输出，观察主界面中监测栏的<Overload>是否提示溢出：

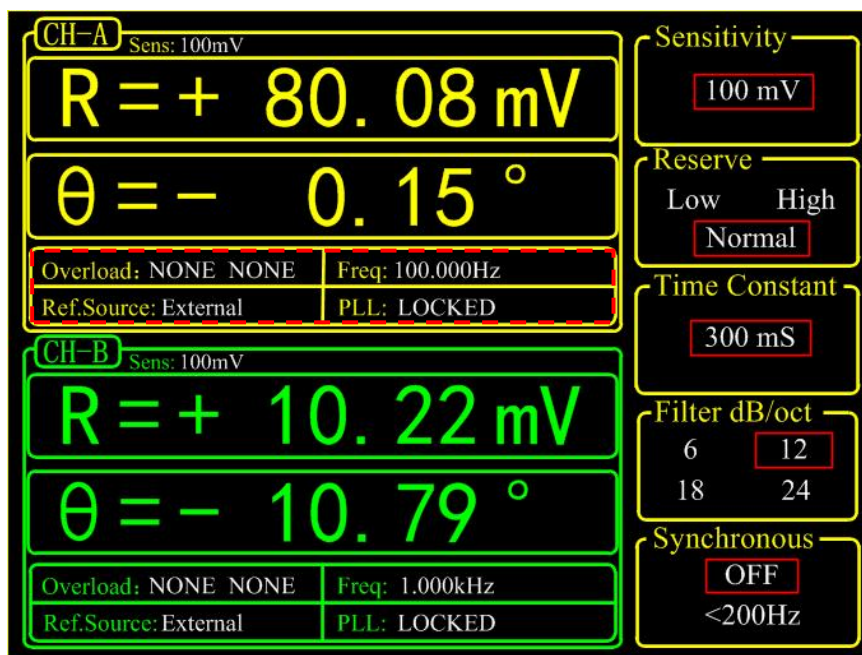


图 89. 主界面监测栏

若前级输入溢出，则显示 Overload: INPUT NONE；若放大溢出，则显示 Overload: NONE GAIN；若同时溢出，则显示 Overload: INPUT GAIN。

前级溢出时应立即减小数字信号发生器输出幅值，放大溢出应立即调节灵敏度值（OE1022D 输入端峰值高于 1.7 V 或谷值低于 -1.7 V 时发生前级溢出，且默认灵敏度为 100 mV，因此本例中数字信号发生器输出幅值为 80 mVrms 的正弦波时不会发生溢出，但是测量其他信号时要注意溢出情况）。调节灵敏度值的方法见下。

5. 调节灵敏度值。按下前面板[GAIN/TC]按键进入子菜单。

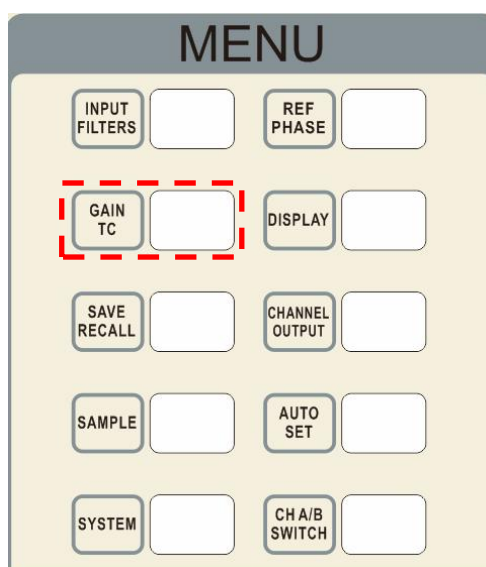


图 90. [GAIN/TC]菜单位置

[GAIN/TC]子菜单界面如下。

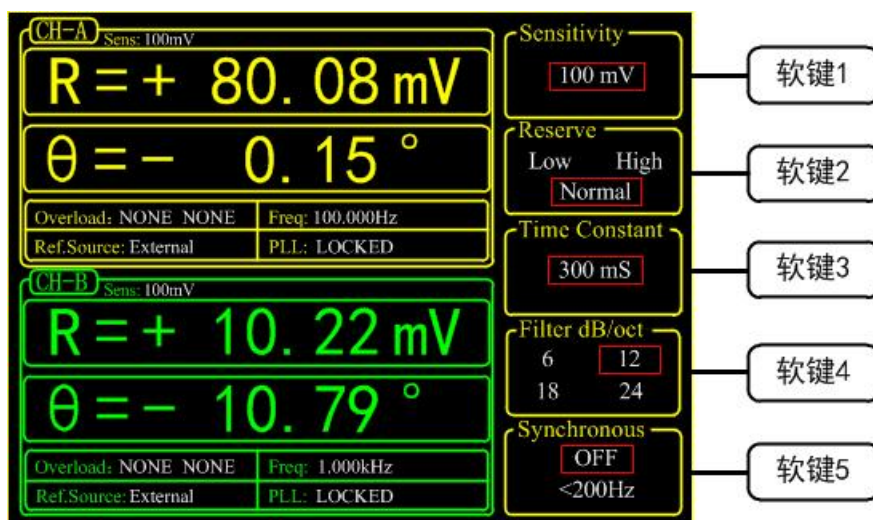


图 91. GAIN/TC 菜单界面

按下软键 1 以选中<Sensitivity>功能，选中区域会有高亮显示，通过旋转旋钮调节<Sensitivity>值，使测量信号值尽量满偏而不溢出。此处我们调节为<100 mV>即可。至此，我们即简单测出了从函数信号发生器输送过来的正弦波，如图 91 所示，测量出来的数据为： $R=80.08\text{ mV}$ ， $\theta=-0.15^\circ$ 。

6. 主界面数据栏显示<R>、<θ>、<X>及<Y>值。按下前面板[DISPLAY]按键进入子菜单。

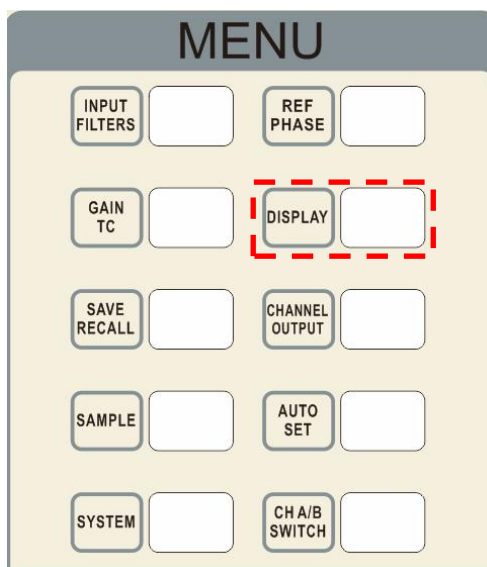


图 92. [DISPLAY]菜单位置

DISPLAY 子菜单界面如下。

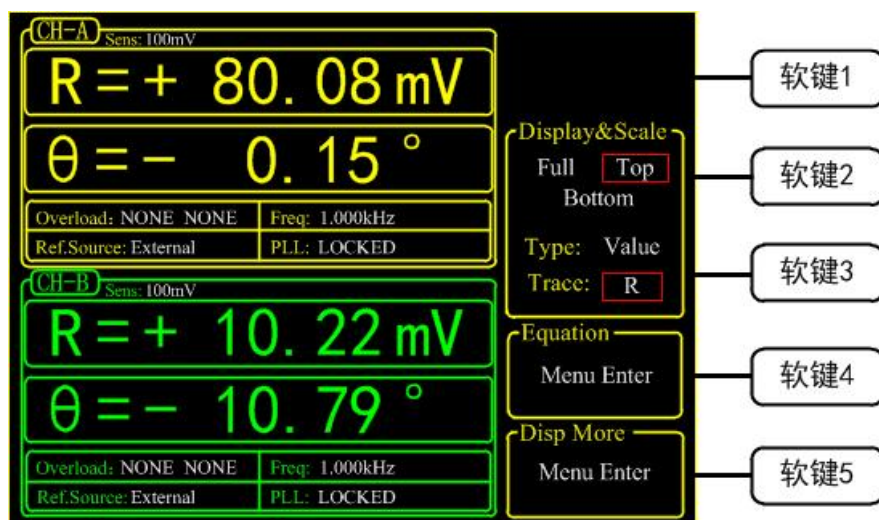


图 93. [DISPLAY]菜单界面

系统默认设置中，数据栏上方显示<R>，下方显示<θ>值，通过以下介绍的方法可更改显示的数值。

例如将上方显示的<R>值更改为采用 XY 坐标来显示<θ>值的方法：首先按[软键 2]，使其选中<Full>；再按[软键 3]选中<Type>，<Type>区域此时高亮显示，通过调节旋钮可选择<Chart>(XY 坐标)或<Bar>(数字百分比)，我们选择<Chart>；再按[软键 3]选<Trace>，<Trace>区域此时高亮显示，通过调节旋钮可选择显示<R>、<θ>、<X>、<Y>，我们选择<R>。通过以上设置实现效果如下：

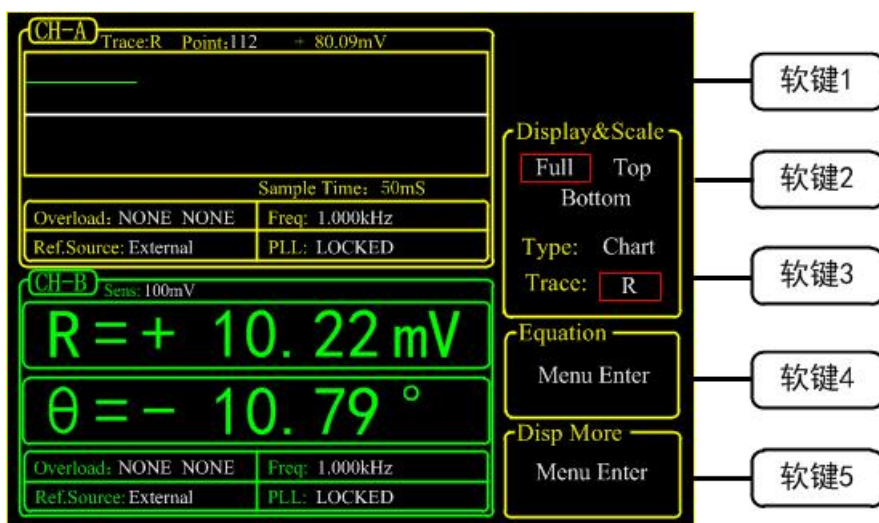


图 94. XY 坐标显示<θ>值效果

8.2 谐波测量

本实例将演示如何测量输入信号的谐波分量值。你需要准备两条带 BNC 接头的信号线用于输入待测信号及参考信号。我们举例使用函数信号发生器产生一个幅值为 160mVpp、频率为 1 kHz 的方波，并用 OE1022D 进行测量其 1 次和 3 次谐波。步骤如下：

1. 断开所有与机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关，此时系统处于默认设置状态。
2. 用一条带 BNC 接头的信号线连接函数信号发生器的输出接口和 OE1022D 前面板 A 通道 SIGNAL IN 的 IN+接口，用另一条带 BNC 接头的信号线连接函数信号发生器的参考信号接口和 OE1022D 前面板 A 通道的 REF IN 接口，如图 95 所示：

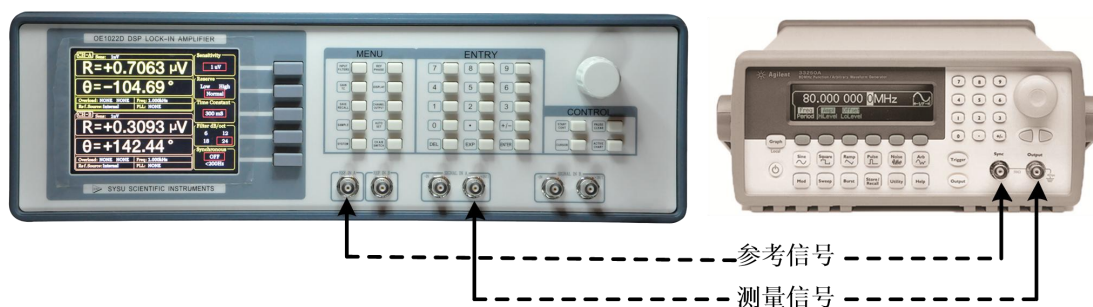


图 95. 信号线连接图

3. 打开函数信号发生器电源，将参数设置为“波形：方波”、“幅值：100 mVpp”、“频率：1 kHz”，待测信号参数如图 96 所示：

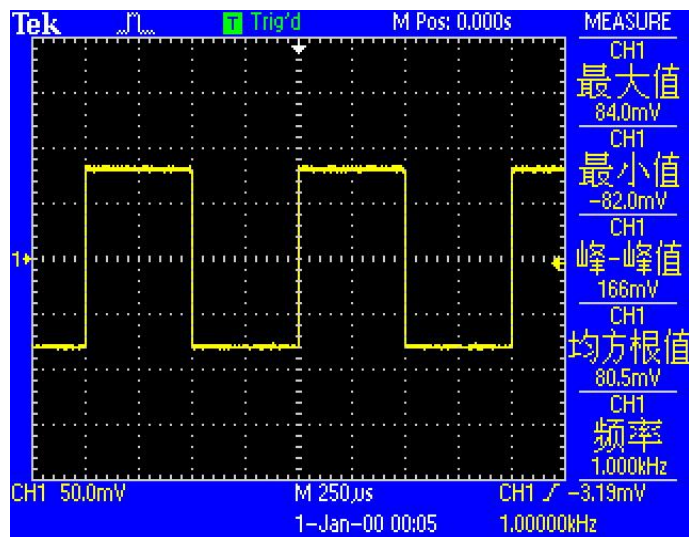


图 96. 待测信号参数图

4. 按下前面板[REF PHASE]按键进入子菜单。

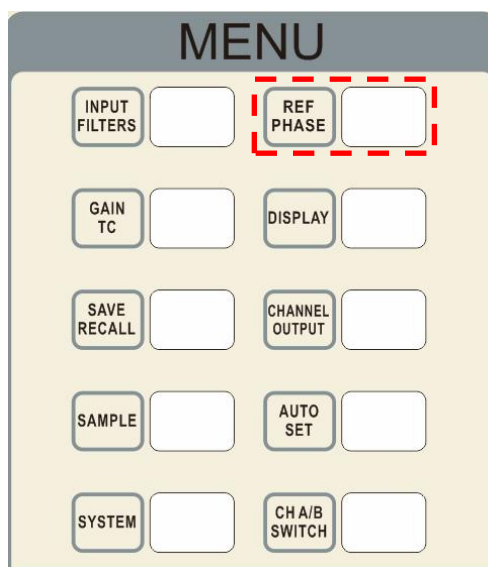


图 97. [REF PHASE]子菜单位置

[REF PHASE]子菜单界面如下。

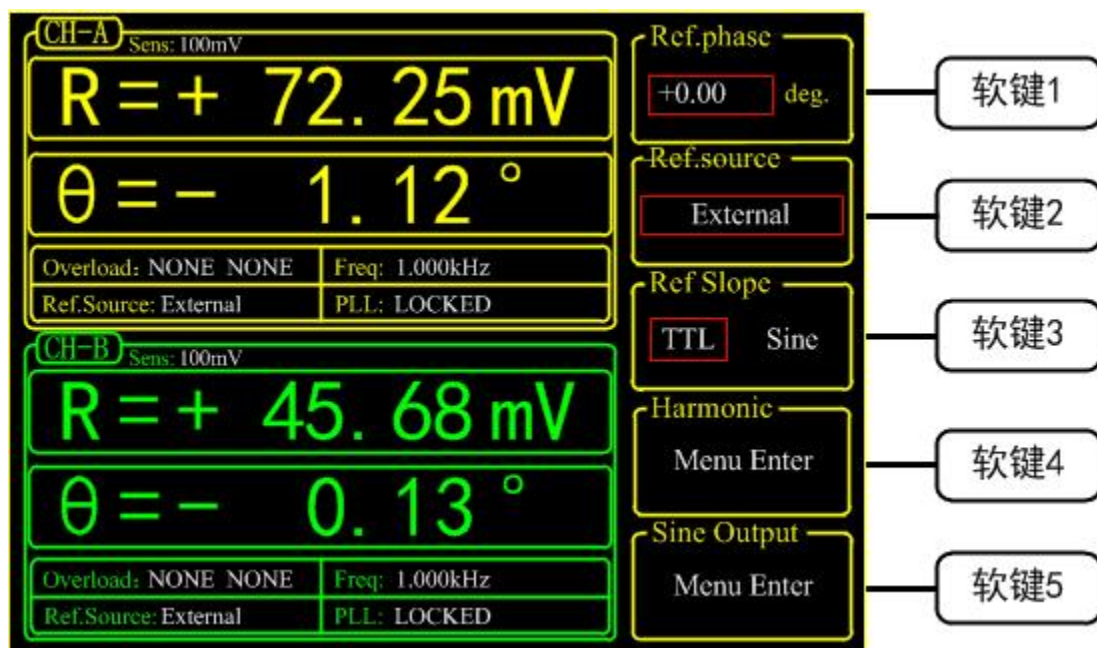


图 98. REF PHASE 子菜单

其中<Harmonic>二级子菜单中设置测量的谐波次数，使用键盘输入可选择所需阶次。

同时测量输入方波的 3 次谐波和 5 次谐波的操作方法：在[REF PHASE]子菜单中，按下[软键 4]选择谐波功能，进入<Harmonic>二级子菜单。如图 99 所示。

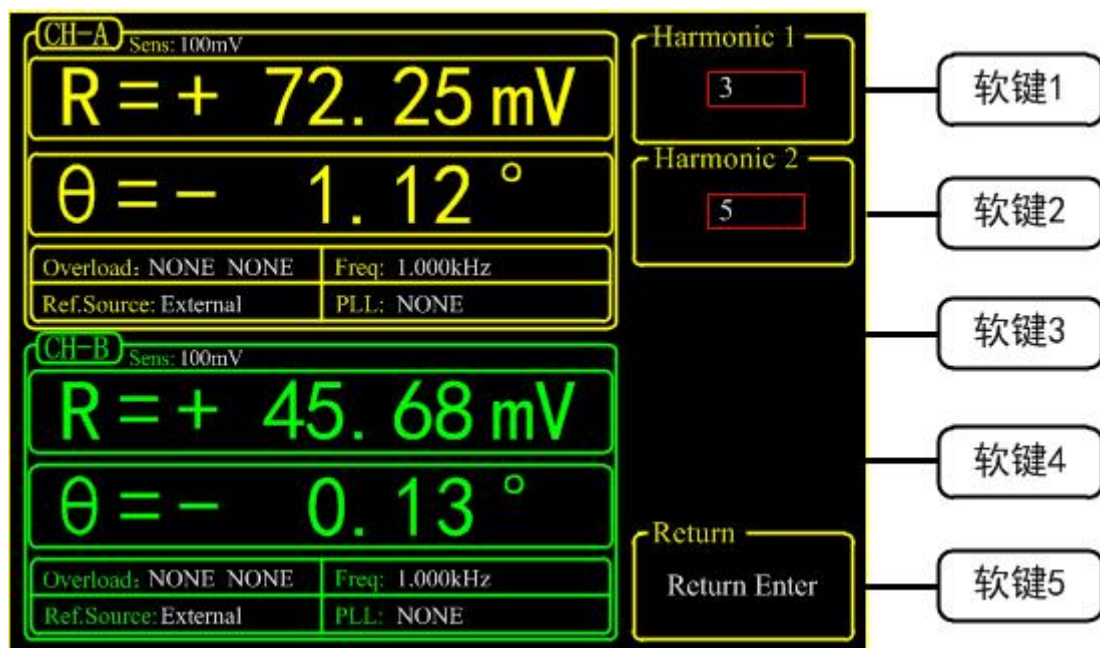


图 99. Harmonic 二级子菜单

按下[软键 1], 在数字键盘上按下数字键[1], 并按下[ENTER]键以确认; 再按下[软键 2], 在数字键盘上按下数字[3], 此时测量出来的值即为输入信号的 3 次和 5 次谐波。选择[DISPLAY]子菜单, 在<Display&scale>选项中选择<Full>, <Type>选择<List>, 即可查看测得的谐波 (谐波 1 对应<Xh1>、<Yh1>、<Rh1>和<θh1>, 谐波 2 对应<Xh2>、<Yh2>、<Rh2>和<θh2>,)。测量结果如图 100 所示。

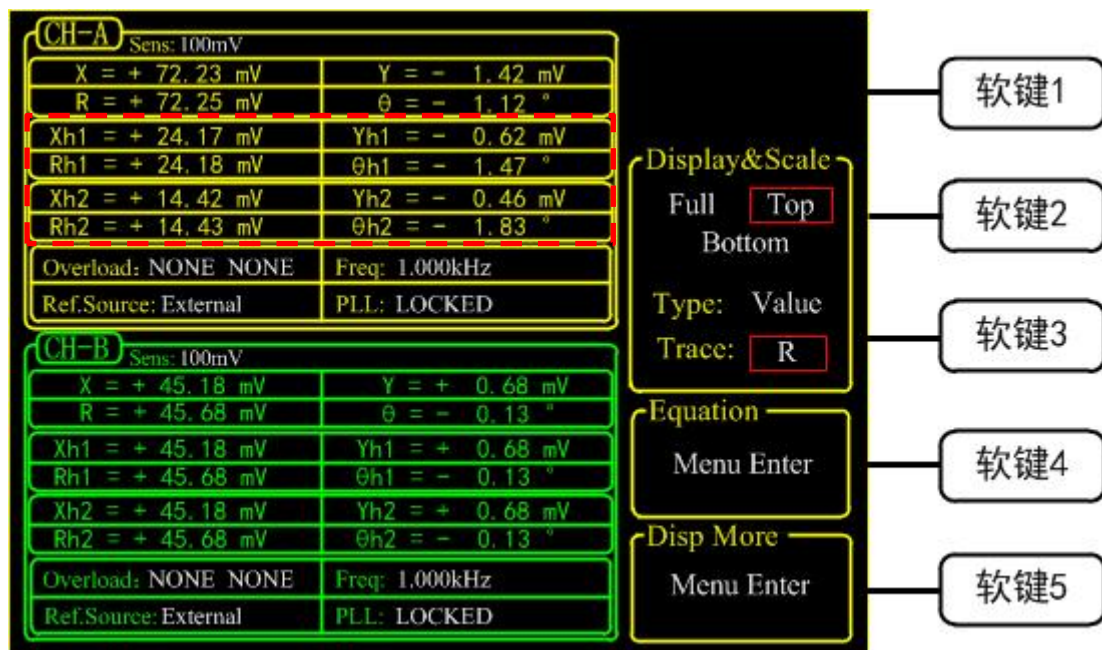


图 100. 方波三次谐波测量结果

方波的谐波理论值计算: 设方波的峰峰值为 E , 角频率为 ω , 则经过傅里叶展开之后得到:

$$f(t) = \frac{2E}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) \cdots + \frac{1}{n} \sin(n\omega t) \right)$$

其 n 次谐波即为正弦波：

$$f(t) = \frac{2E}{n\pi} \sin(n\omega t)$$

因此得到 n 次谐波的有效值为：

$$R = \frac{\sqrt{2}E}{n\pi}$$

因此我们可以根据此公式来比较测量结果与理论结果是否接近。在本实例中，方波峰峰值 E 为 160mV，则 1 次谐波计算值为：

$$R = \frac{\sqrt{2} \times 160}{1 \times \pi} \text{mV} \approx 72.025 \text{ mV}$$

3 次谐波计算值为：

$$R = \frac{\sqrt{2} \times 160}{3 \times \pi} \text{mV} \approx 24.008 \text{ mV}$$

5 次谐波计算值为：

$$R = \frac{\sqrt{2} \times 160}{5 \times \pi} \text{mV} \approx 14.410 \text{ mV}$$

根据以上算法，即可将测量值与理论计算值进行对比。

8.3 某任意光源光谱测量

本实例将演示如何测量一个任意光源的光谱。你需要准备好光谱测量的有关仪器，包括光学斩波器(OE3001)、光栅单色仪(WDG15-Z)及其控制系统、光电探头(电探头采用日本 Hamamatsu 公司 S2386 系列的 Si 光敏二极管)、数据采集平台(NI cDAQ-9172 数据采集平台)和 PC 等，控制单色仪在其光谱测量范围内自动扫描，并用 OE1022D 对光电流进行测量。步骤如下：

1. 断开所有与机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关，此时系统处于默认设置状态。
2. 设置 OE1022D 的相关参数：
 - (1) 在前面板菜单栏中选择[INPUT/FILTERS]键进入子菜单，选择<I>电流输入模式，电流增益设置为<1 M>，其它设置为默认状态；
 - (2) 选择[REF/PHASE]键进入子菜单，参考信号源选择<External>，信号源类型选择<TTL>；
 - (3) 选择[GAIN/TC]键进入子菜单，在第一次测量时满偏灵敏度设置为最大值<1 uA>，在随后的测量中可以根据实际适当调小；动态储备设置为<Normal>；时间常数设置为<300 ms>；低通滤波器陡降设置为<12 dB/oct>；关闭同步滤波器；
 - (4) 选择[OUTPUT/OFFSET]进入子菜单，选择输出通道一<CH1>，信号源选择<R>，输出速度设置为<Fast>；
3. 搭建起光谱测量平台，并用一条带 BNC 接头的信号线连接光电探头的输出接口和 OE1022D 前面板 SIGNAL IN 的 IN+接口；用另一条带 BNC 接头的信号线连接光学斩波器的同步频率信号输出接口 OUTPUT 和 OE1022D 前面板的 REF IN 接口；用一条带 BNC 接头的信号线连接 OE1022D 后面板的 CH1 接口和数据采集平台，示意图如图 101 所示：

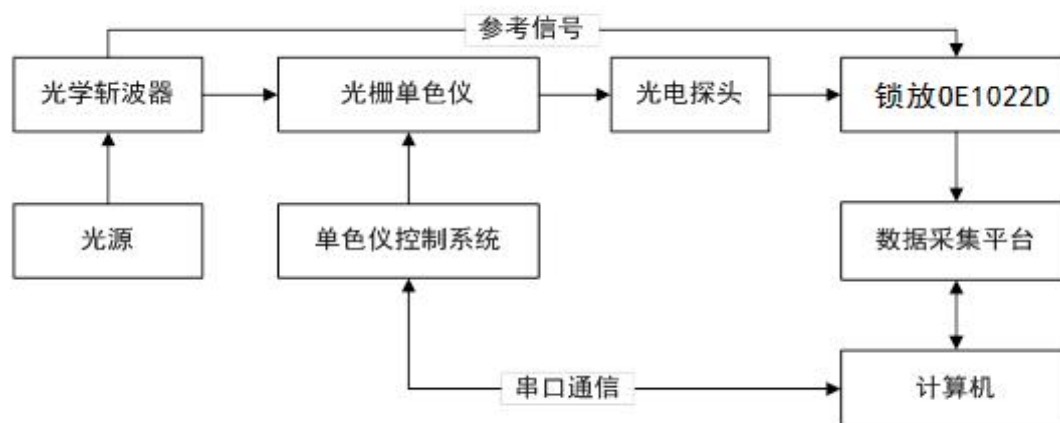


图 101. 光谱测量平台示意图

该平台的实际连接图如下图 102 所示：

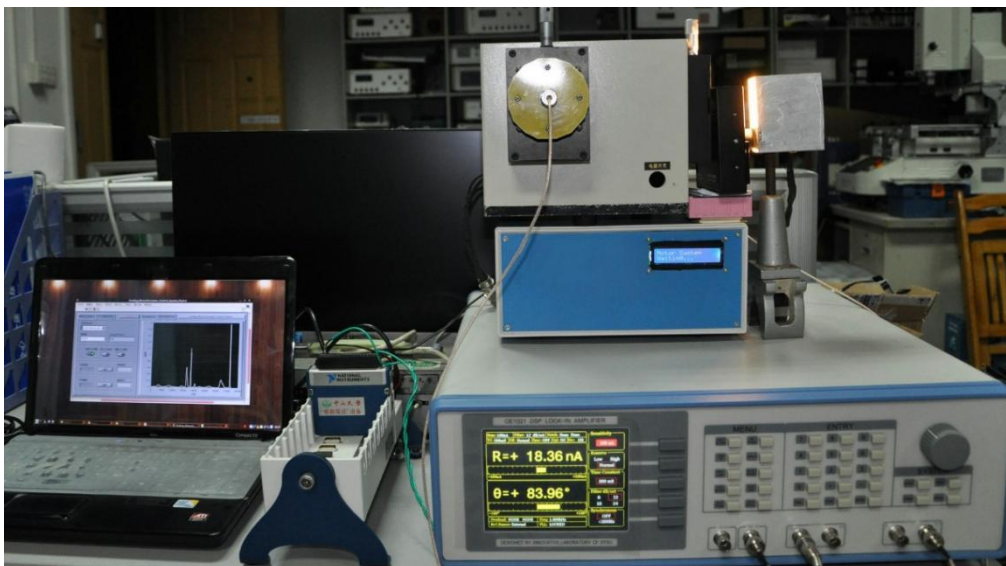


图 102. 光谱测量平台实物连接图

4. 开始光谱测量实验，同时利用数据采集平台采集光谱数据，可以得到如下光谱曲线图 103（未定标）：

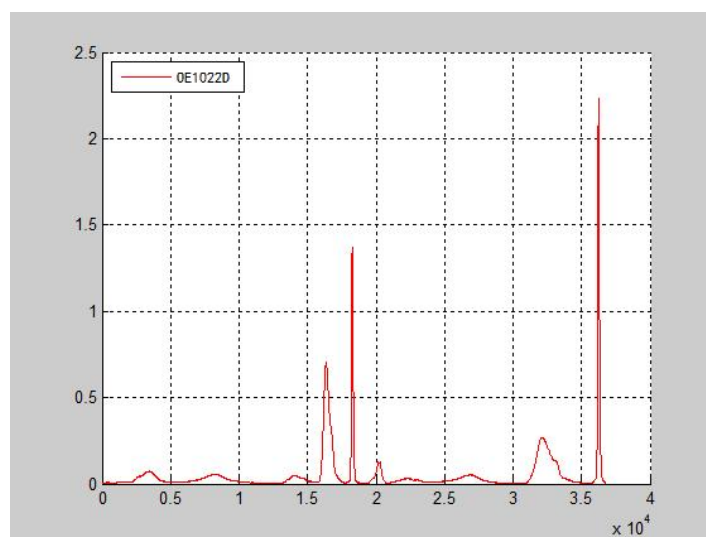


图 103. OE1022D 测得的光谱曲线图

5. 将 OE1022D 替换为 SR830，在相同的参数设置下进行同样的光谱测量实验，得到的光谱曲线对照图 104 如下：

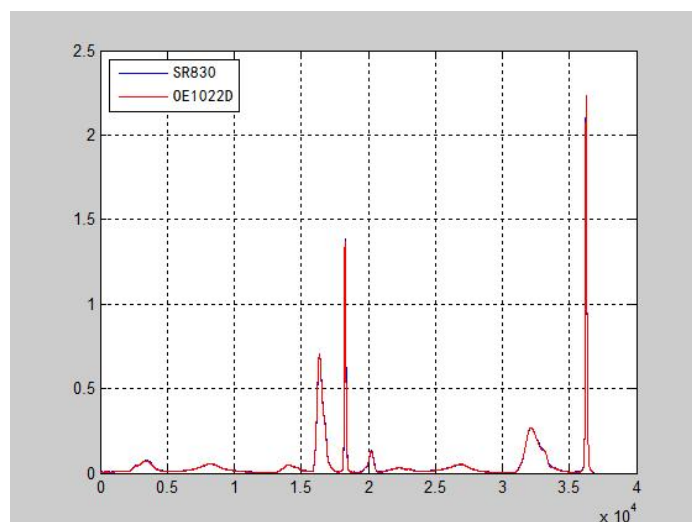


图 104. 两台锁放测得的光谱曲线对照图

观察波形图可得，两条曲线基本重合。

8.4 串口通讯

本实例将演示 OE1022D 远程控制串口环境搭建以及调试操作, 你需要准备一条 USB 线, 步骤如下:

1. 请用 USB 线连接 OE1022D 的 USB 插口跟电脑上的任一 USB 插口。
2. 电脑会自动识别到 USB 设备, 然后提示安装驱动程序。如果电脑操作系统为 WIN 7 系统, 系统一般就会自动在网络上搜索驱动程序并自动安装, 这个过程需要等待一段时间。如果安装失败(电脑没有连接网络会导致失败)就需要手动去安装 USB 的驱动, 安装细节请参考 6.2 章节。
3. 打开光碟中 uart 文件夹, 双击 UartAssist.exe 文件, 弹出软件界面如图 105:



图 105. 打开的软件界面

该串口调试软件包含了通讯设置, 接收区设置, 发送区设置, 接收区, 以及发送区。

OE1022D 默认波特率为 **921600**, 校验位无, 数据位 8 位, 停止位 1 位 (OE1022D 的波特率及校验位等可通过前面板键盘上的 RS232 菜单选项来设置)。

串口号需要选择电脑为 OE1022D USB 接口自动分配的 COM 口, COM 端口编号可通过设备管理器中的端口 (COM 和 LPT) 选项来查看 (计算机右键->属性->设备管理器->端口), 如

图 106 所示：

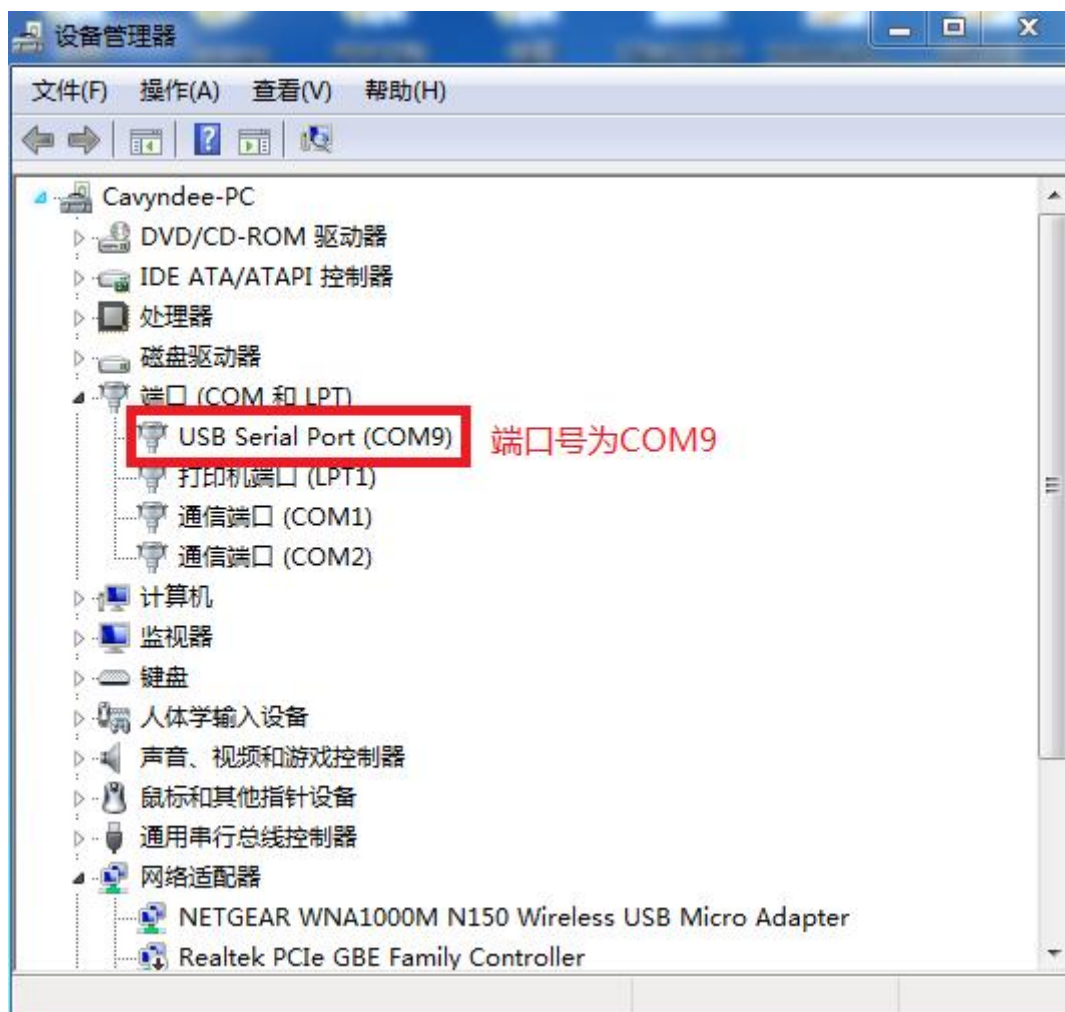


图 106. 端口号的查看

当配置好了端口号、波特率、校验位、数据位、停止位之后，如果连接按钮左边小圆圈为黑色熄灭状态（ 连接），需要点击一次改变按钮状态显示为红色点亮状态（ 断开），如果按钮为红色点亮状态就表明电脑跟当前串口号设备已连接成功，若多次点击连接不成功，请检查端口号是否选择合适，然后再尝试连接。连接成功如图 107 所示：

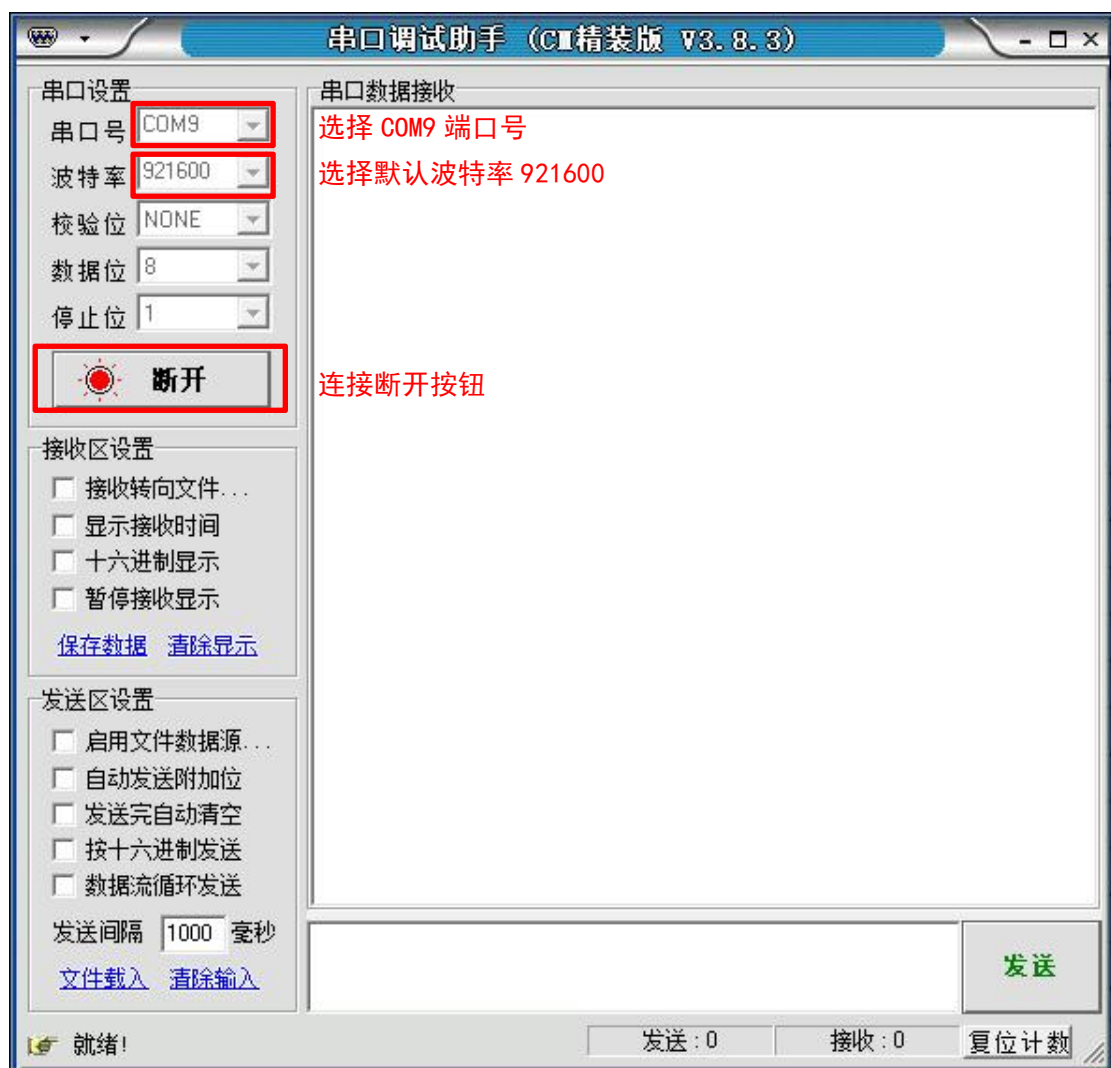


图 107. 连接成功的状态

4. 完成以上操作之后，即可向 OE1022D 发送指令来进行通讯：

OE1022D 指令要求格式为：

大写字母助记符后 + 通道选择 1/2 + 选项参数

例如指令“SENSD,1,24+回车符(0D)”或“SENSD?,1+回车符(0D)”，连续多条的指令可以用“;”号分隔开，指令结尾一定要附加上回车符或十六进制数 0D，更多详细指令请查看远程编程章节的介绍。

需要特别注意的是指令结尾一定要附加上回车符或十六进制数 0D 才会有效执行当前指令。发送指令时首先在发送区键入指令，然后紧接着敲一下回车，最后点击发送按钮，指令就会发送出去。如图 108、图 109 所示：

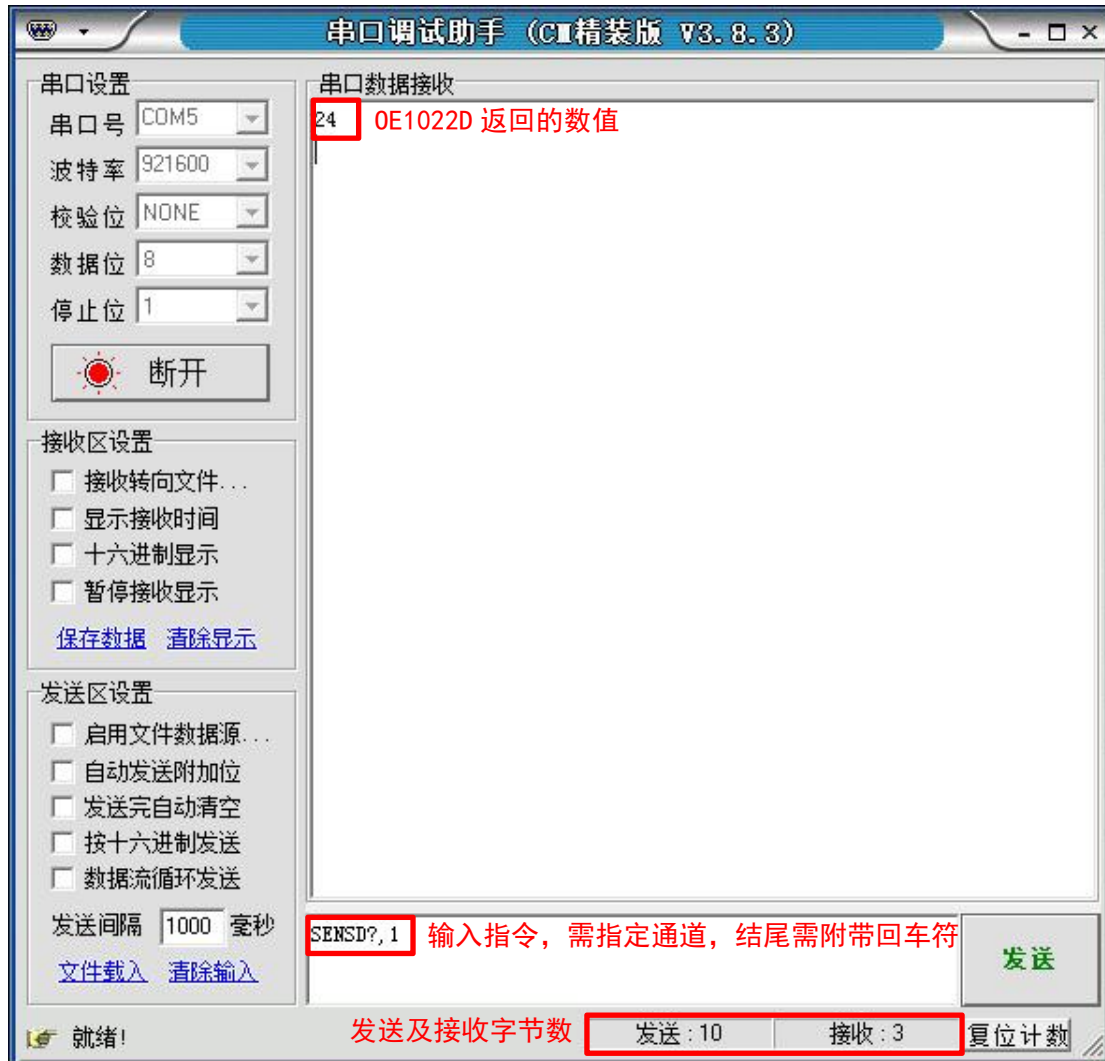


图 108. ASCII 码形式发送和接收指令

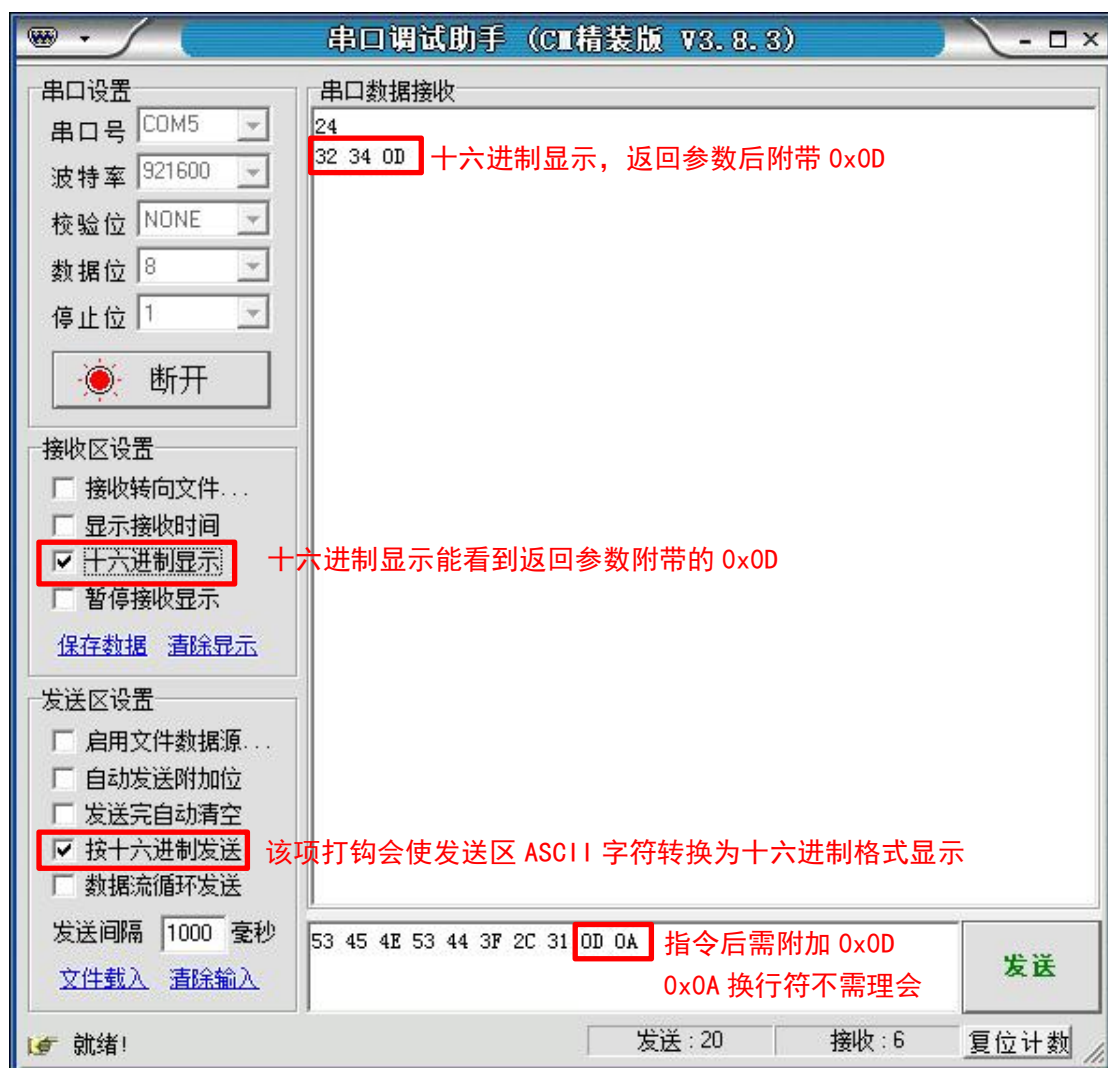


图 109. 十六进制格式发送和接收指令

同时的，串口调试助手可配置自动添加发送回车符 0x0D。勾选发送区设置的“自动发送附加位”选项，在弹出的附加位设置窗口选择固定位，附加值设置为十六进制值“0D”即可。配置如图 110 所示：

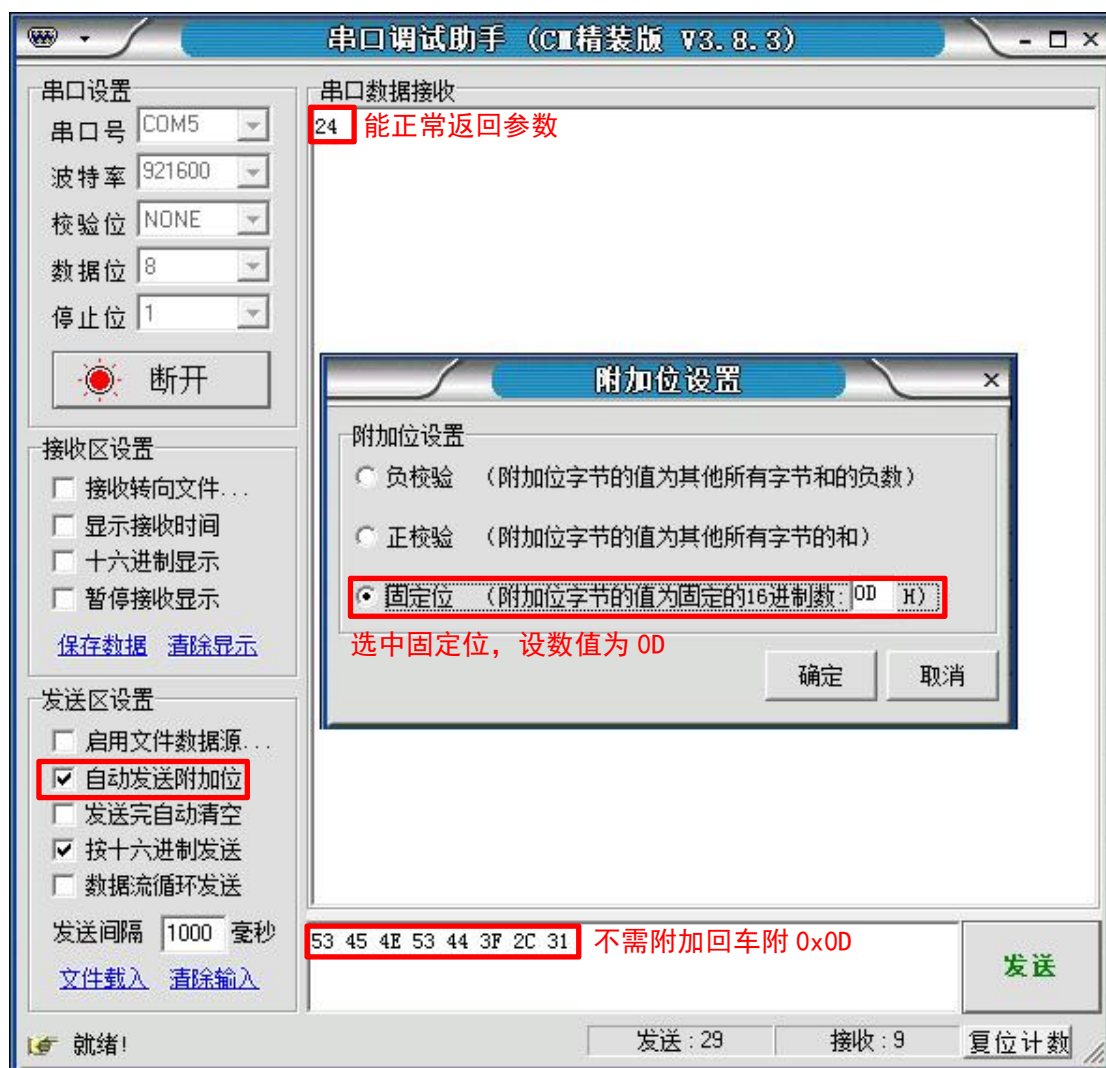


图 110. 附加位的设置

多个指令的发送需要添加“;”号来分隔开, 例如发送指令“SENSD 1,25;FMODED 1,1;FREQD ,1,2048;SENSD?,1;FMODED?,1;FREQD?,1”效果如图 111 所示:

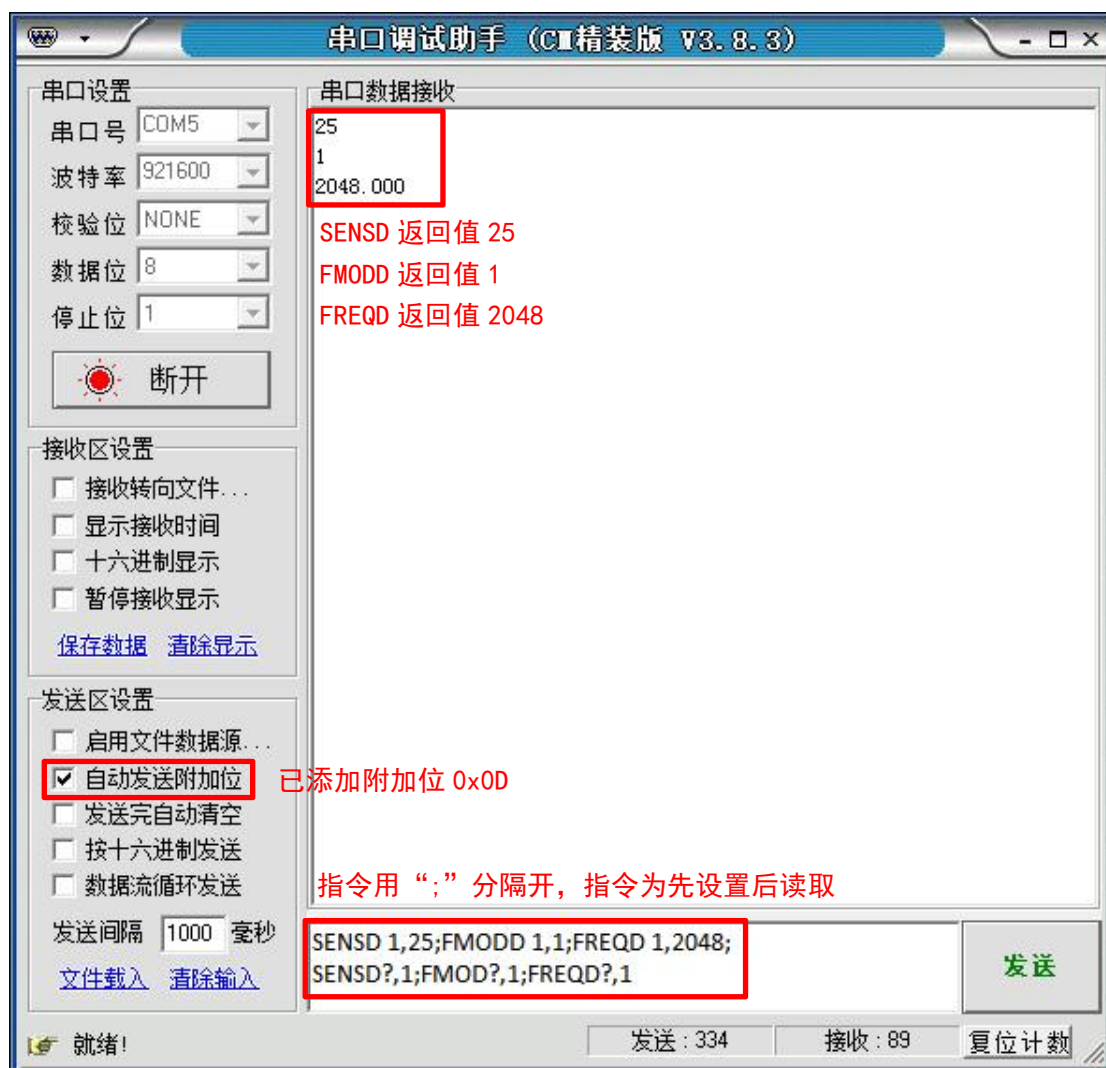


图 111. 多重指令的执行

连续读取 OE1022D 的 X、Y、R、 θ 和 Freq 值，可以设置串口调试助手软件的间隔发送，配置如图 112、图 113 所示：

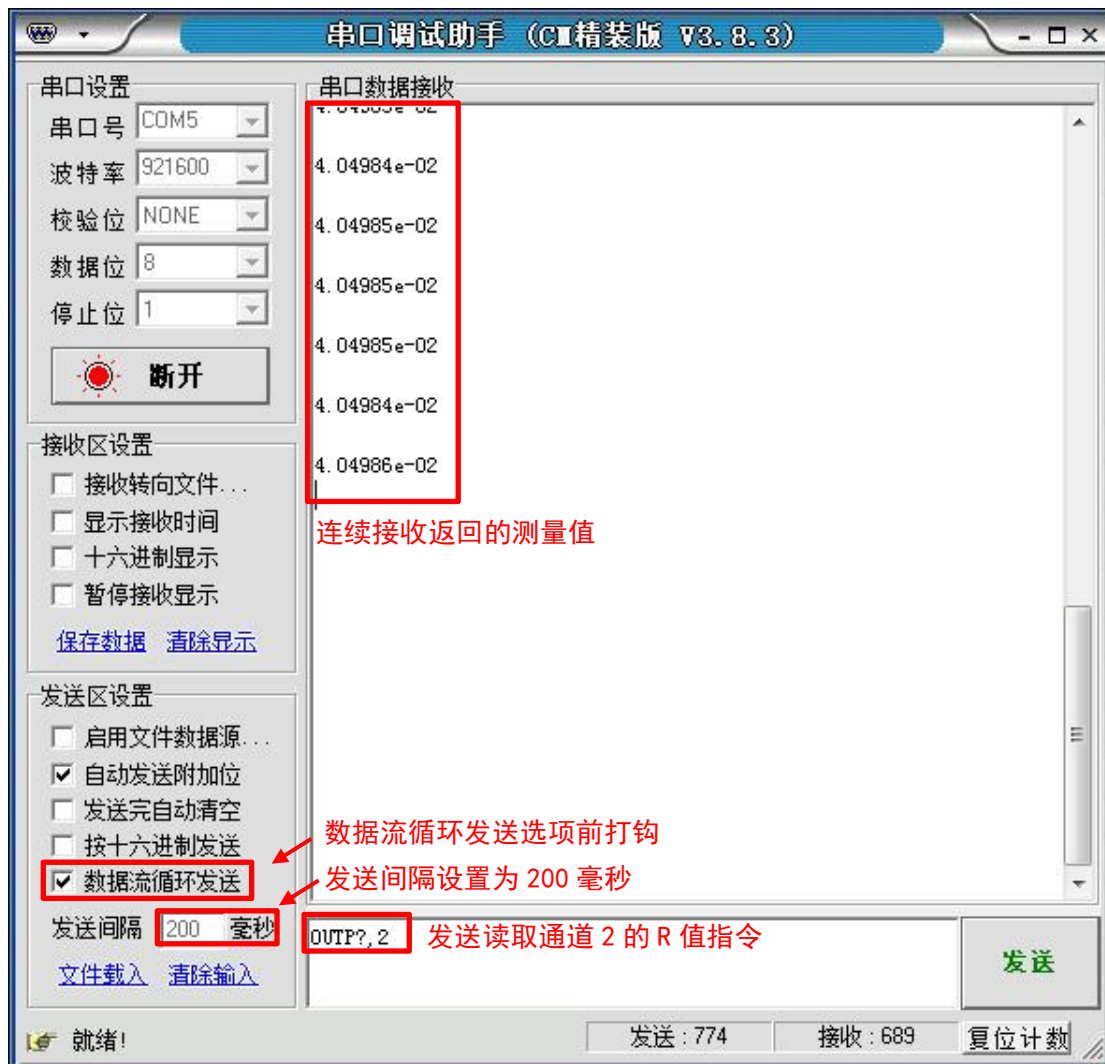
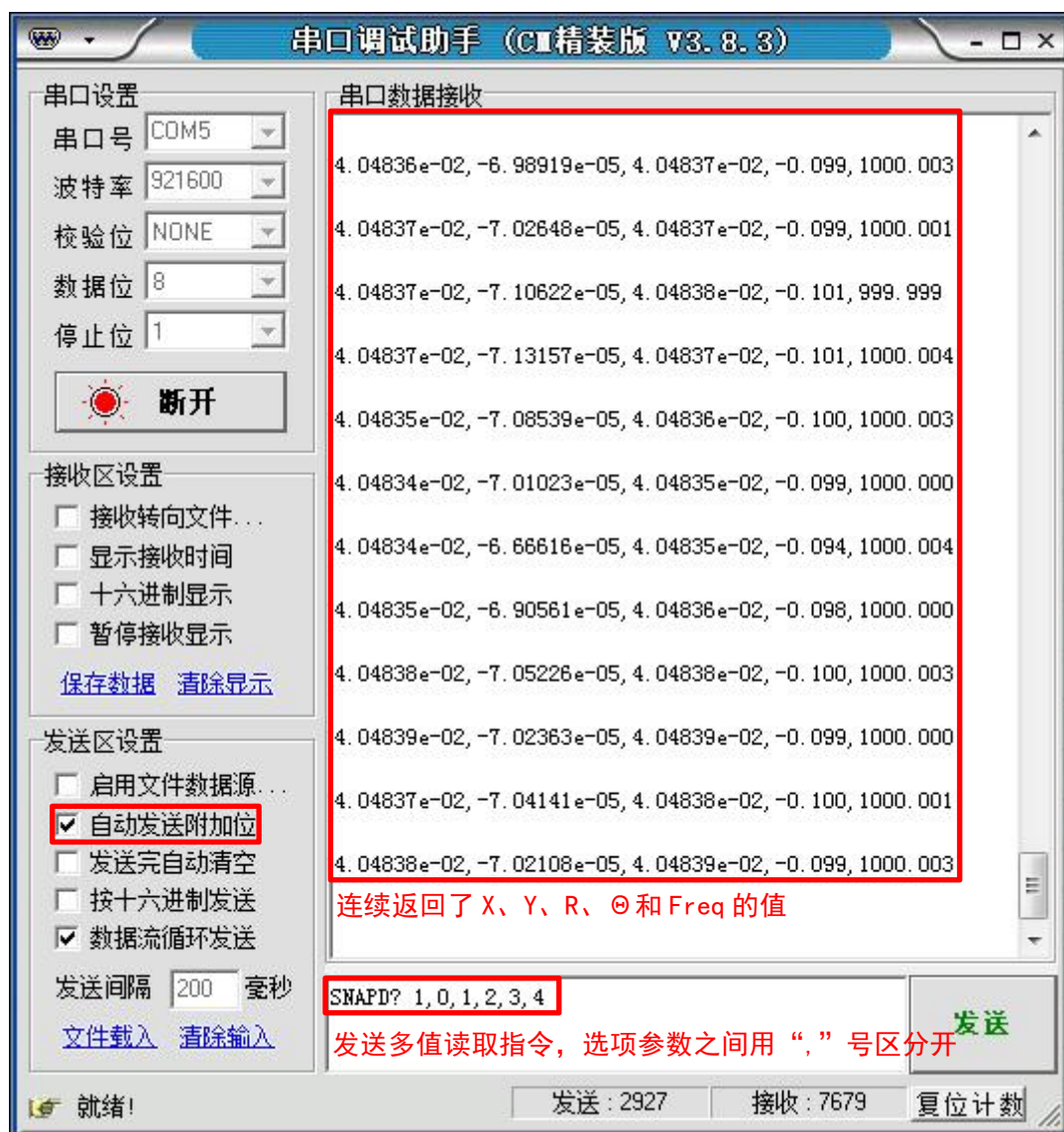


图 112. 连续读取单个 R 值

图 113. 连续读取 X、Y、R、 θ 及 Freq 值

通过串口调试助手远程控制发送指令设置 OE1022D 内部参数时，会同时更新 LCD 显示屏上状态的显示。例如 OE1022D 当前状态栏的<sens>值为<100 mV>，对应指令标识号为 25。当发送了指令“SENS 24”之后，OE1022D 状态栏<sens>值会改变为指令标识码 24 所对应的值为<50 mV>。

OE1022D 不只是单一兼容以上这款串口调试助手（精装版 V3.8.3）的远程控制，现在网络上许多的串口调试工具都能很好的兼容，操作步骤也基本类似。